

ООО "РТ МИС"

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.ЛИС 2.0

(ЕЦП.ЛИС 2.0)

Руководство пользователя. Подсистема "Лабораторная информационная система" 2.0.3

Содержание

1 Введение	4
1.1 Область применения	4
1.2 Уровень подготовки пользователя	4
1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю	4
2 Назначение и условия применения	5
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации	5
2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации	5
2.3 Порядок проверки работоспособности	5
3 Подготовка к работе	6
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	6
3.2 Порядок запуска Системы	6
4 Модуль "АРМ лаборанта" 2.0.3_1	10
4.1 Общая информация	10
4.1.1 Назначение	10
4.1.2 Основные функции АРМ лаборанта	11
4.1.3 Условия доступа к АРМ	11
4.2 Описание главной формы АРМ лаборанта	12
4.2.1 Панель настройки даты/периода отображения записей в списке	13
4.2.2 Переключатель типа лаборатории	14
4.2.3 Панель переключения между отображением списка заявок/проб	14
4.2.4 Списки	15
4.2.5 Панель фильтров	34
4.2.6 Описание боковой панели главной формы АРМ	39
4.2.7 Раздел "События"	42
4.2.8 Всплывающие уведомления	48
4.3 Настройка АРМ для работы	49
4.3.1 Добавление и настройка лабораторной службы	49
4.3.2 Настройка параметров подключения к анализаторам	50
4.3.3 Настройки рабочего места пользователя в части функций лабораторной исследовательской системы	50
4.3.4 Настройки лабораторной исследовательской системы из АРМ лаборанта	50
4.4 Работа в АРМ лаборанта	51
4.4.1 Общий алгоритм работы	51
4.4.2 Просмотр результатов исследования	52

4.4.3	Действия с заявкой/пробой	52
4.4.4	Работа со штрих-кодом	62
4.4.5	Ввод данных о взятии пробы по заявке на лабораторное исследование	65
4.4.6	Ввод результатов исследования по заявке	65
4.4.7	Ввод исследований по шаблону	67
4.4.8	Отмена одобрения результатов теста	68
4.4.9	Просмотр истории исследований	69
4.4.10	Выполнение объединенной заявки	73
4.4.11	Ведение расписания	74
4.4.12	Работа с реактивами	77
4.4.13	Просмотр уведомлений	87
4.4.14	Работа с журналом отбраковки	90
4.4.15	Работа с журналом обмена с внешними системами (обмен направлениями по НС и РНС)	91
4.4.16	Работа с журналом регистрации анализов и их результатов	92
4.4.17	Работа с технологическими картами	94
4.4.18	Подписание протоколов ЭП	95
4.4.19	Описание формы "Параметры пробы"	96
4.4.20	Описание формы "Параметры исследований"	100
5	Модуль "Журнал обмена с внешними системами (обмен направлениями на НС и РНС)" 2.0.3	107
5.1	Описание формы "Журнал обмена с внешними системами"	107
5.2	Описание формы "Настойки журнала обмена с внешними системами"	112

1 Введение

1.1 Область применения

Настоящий документ описывает порядок работы с подсистемой "Лабораторная информационная система" 2.0.3 Единой цифровой платформы ЛИС 2.0 (далее – ЕЦП.ЛИС 2.0, Система).

1.2 Уровень подготовки пользователя

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

Подсистема "Лабораторная информационная система" 2.0.3 предназначена для автоматизации процесса обработки лабораторных исследований в МО.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации

Доступ к функциональным возможностям и данным модуля реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных ЦОД.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках МО, предоставление учетной записи пользователя) выполняется администратором МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется администратором системы. Описание работы администраторов приведено в документе «Руководство администратора системы».

2.3 Порядок проверки работоспособности

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить авторизацию в Системе и открыть АРМ.
2. Вызвать любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники.

Система разворачивается Исполнителем.

Работа в Системе возможна через следующие браузеры (интернет-обозреватели):


- Mozilla Firefox (рекомендуется);
- Google Chrome.

Перед началом работы следует убедиться, что установлена последняя версия браузера. При необходимости следует обновить браузер.

3.2 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему выполните следующие действия:

- Запустите браузер. Отобразится окно браузера и домашняя страница.

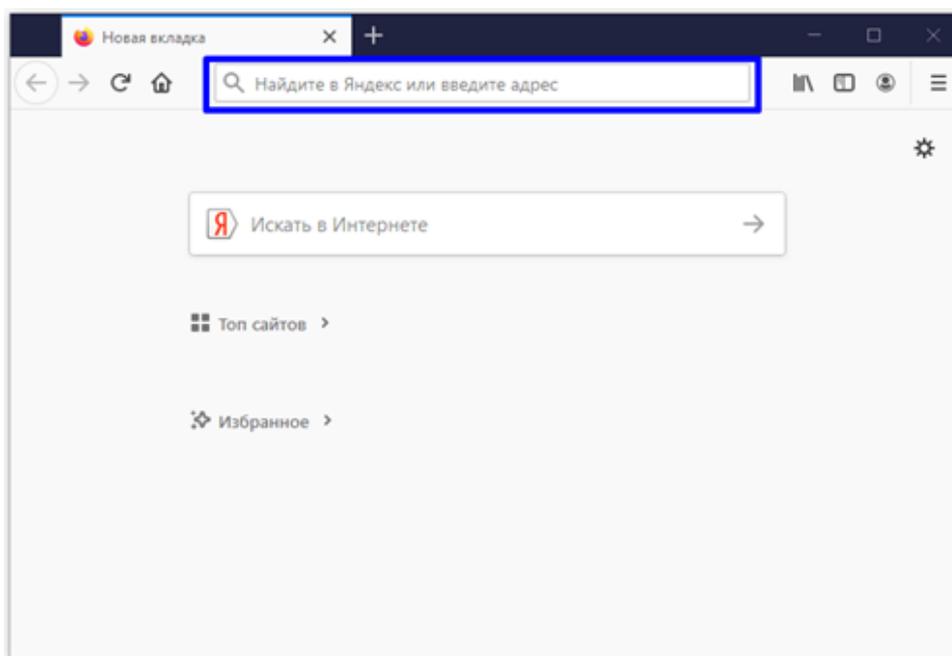

- Введите в адресной строке обозревателя адрес Системы, нажмите клавишу Enter. Отобразится главная страница Системы.

Примечание – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки интернет-обозревателя, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.



Авторизация в Системе возможна одним из способов:

- с использованием логина и пароля;
- с помощью ЭП (выбора типа токена и ввод пароля);
- с помощью учетной записи ЕСИА.

1 способ:

- Введите логин учетной записи в поле "Имя пользователя" (1).
- Введите пароль учетной записи в поле "Пароль" (2).
- Нажмите кнопку Войти в систему.

2 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход по токenu":

Вход

[Вход по логину](#) [Вход по токenu](#) [Вход через ЕСИА](#)

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ

ПИН-код

ВХОД ПО КАРТЕ

- Выберите тип токена.
- Введите пароль от ЭП в поле ПИН-код/Сертификат (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена.
- Нажмите кнопку "Вход по карте".

Примечания

- 1 На компьютере Пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.
- 2 Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

3 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- Введите данные для входа, нажмите кнопку Войти.

Примечание – Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

- После авторизации одним из способов отобразится форма выбора МО.



Укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить".

- Отобразится форма выбора АРМ по умолчанию.



АРМ/МО	Подразделение / Отделение / Служба	Должность	Расписание
АРМ администратора ЛЛО	Администратор ЛЛО		
АРМ администратора МО (Е...			
АРМ администратора ЦОД			
АРМ администратора ВУ	ВУ		

Примечание – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы, указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

Выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

4 Модуль "АРМ лаборанта" 2.0.3_1

4.1 Общая информация

4.1.1 Назначение

Модуль "АРМ лаборанта" предназначен для автоматизации обработки направлений на лабораторные исследования.

АРМ лаборанта позволяет осуществлять ввод данных при разных уровнях автоматизации:

- создать заявку или работать с заявкой, созданной в Системе врачом поликлиники, в пункте забора биоматериала, в регистрационной службе лаборатории;
- внести информацию о заборе материала;
- внести вручную результаты исследований по каждой пробе, при достаточном уровне автоматизации сформировать заявку для анализатора и получить результаты исследований автоматически;
- одобрить результаты исследований.

Если в структуре МО заведена регистрационная служба лаборатории, информация о направлениях и взятии проб поступает в связанный АРМ регистрационной службы лаборатории.

При отсутствии Регистрационной службы лаборатории просмотр о направлениях на исследования выполняется в журнале направлений на лабораторные исследования АРМ лаборанта.

Для лабораторной службы с признаком МГЦ доступны следующие функции:

- доступ к заявкам на НС и РНС, полученных данной лабораторией;
- ввод дополнительных данных о пробе по НС или РНС (выполняется на форме "Параметры пробы"):
 - дата доставки пробы в региональный МГЦ;
 - дата отправки пробы в межтерриториальный МГЦ;
- указание референсных значений к тесту на анализаторе для срока гестации, массы новорожденного;
- отображение установленных референсных значений для срока гестации, массы новорожденного в заявке на НС и РНС;
- отображение установленных референсных значений для срока гестации, массы новорожденного в журнале проб на НС и РНС.

4.1.2 Основные функции АРМ лаборанта

Функции АРМ лаборанта:

- регистрация заявки на лабораторное исследование;
- поиск заявки на лабораторное исследование, созданной в Системе врачом поликлиники, в пункте забора биоматериала, в регистрационной службе лаборатории;
- добавление заявки на лабораторное исследование;
- добавление тестов в лабораторное исследование, перемещение тестов между различными исследованиями в рамках одной заявки;
- ввод и одобрение результатов исследований;
- отмена взятия проб;
- отклонение направлений, работы по которым еще не начаты;
- считывание, добавление и печать штрих-кода пробы;
- ввод результатов исследования по заявке (автоматически с анализатора и вручную);
- создание заявки для анализатора и получение результатов по выбранным пробам;
- определение типов проб, оказываемых в лаборатории;
- добавление связи лаборатории и пункта забора биоматериала;
- печать заявки;
- печать списка заявок;
- печать протокола исследования;
- просмотр журнала отклоненных заявок;
- работа с расписанием службы;
- просмотр уведомлений;
- настройка параметров подключения к анализаторам;
- работа с журналами реактивов и отбраковки;
- контроль качества результатов исследований;
- учет расходования материалов и реагентов;
- контроль сроков выполнения исследований.

4.1.3 Условия доступа к АРМ

Для организации доступа к АРМ лаборанта должны быть соблюдены следующие условия:

- в структуре МО должна быть создана служба с типом "Лаборатория";
- в штате службы должен быть сотрудник;
- на службу должны быть добавлены необходимые услуги;
- настроена учетная запись пользователя.

Для учетной записи пользователя должны быть:

- указана соответствующая МО, в структуре которой имеется служба с типом "Лаборатория";
- в поле "Сотрудник" указан сотрудник из штата службы;
- учетная запись должна быть включена в группу "Пользователь МО".

4.2 Описание главной формы АРМ лаборанта


После авторизации в Системе отобразится главная форма АРМ лаборанта, либо место работы, указанное по умолчанию.

"Место работы пользователя" – в заголовке формы отображается название автоматизированного рабочего места, в котором осуществляется работа пользователя, в виде ссылки. Используется для просмотра информации об имеющихся местах работы и для смены места работы.

Кон.	Время в...	Ид. паци...	Фамилия И.О.	Дата ро...	Запись	Служб	Услуга исследова...	Статус	Тара	Тесты	Отклоне...	Штрихкод	Пункт забора	№ напр.	Дата напр.	ЭМД	Протокол р...	Медицинск...	Отделени...	Фамилия врача	Регистрацио...
5809100...	08.45 0...						Общий (клиническ...			3 ±			Пункт забора ...	359364	30.09.2022			ГКП 2	Кабинет т...		
4084868							Общий (клиническ...			3 ±			Пункт забора ...	359373	02.10.2022			ГКП 2	Кабинет т...		
02ч 55м	5815822						Общий (клиническ...			10 ±		227812471039 227812471049 227812471048 227812471042 227812471051 227812471038	Пункт забора ...	359393	03.10.2022			ГКП 2	Терапия м...		
5809100...	18.38 0...						Цитологическое и...			1 ±					23	03.10.2022			ГКП 2	Отделени...	
05ч 50м	5809100...						Общий (клиническ...			10		227812471054 227812471053 227812471052 227812471051 227812471055	Пункт забора ...	359432	05.10.2022			ГКП 2	Кабинет т...		
01ч 45м	5809100...						Общий (клиническ...			3		228412471055	Пункт забора ...	359513	11.10.2022			ГКП 2	Кардиоло...		
02ч 30м	5809100...						Общий (клиническ...			3		228512471057 228512471056 228512471055	Пункт забора ...	359515	12.10.2022			ГКП 2	Кардиоло...		
05ч 50м	5809100...						Общий (клиническ...			10 ±		228612471070 228612471068 228612471055 228612471072 228612471071	Пункт забора ...	359525	13.10.2022			ГКП 2	Кабинет т...		
5809100...							Общий (клиническ...			10 ±			Пункт забора ...	359556	13.10.2022			ГКП 2	АКУШЕР...		
5809100...							Общий (клиническ...			10		228712471074 228712471070 228712471076 228712471077 228712471075	Пункт забора ...	359571	14.10.2022			ГКП 2	Кабинет т...		

Примечание – При переходе к АРМ лаборанта (с установленными правами "Заведующий лабораторией") выполняется проверка наличия проб с незаполненным биоматериалом по НСИ в неподписанных заявках на лабораторное исследование. При наличии одобренных проб с незаполненным идентификатором биоматериала из справочника

НСИ отображается сообщение:

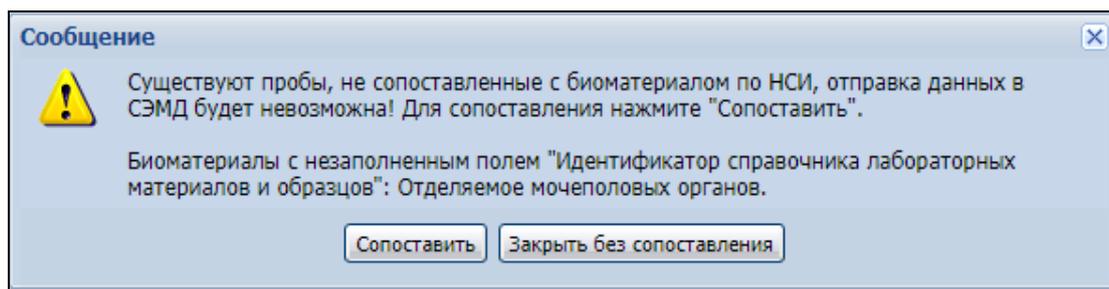

- при нажатии на кнопку "Сопоставить" отображается форма "Настройка проб и контейнеров" с позиционированием в таблице исследований на исследовании, в составе которого есть тесты, одобренные по пробам с незаполненным биоматериалом;
- при нажатии на кнопку "Закреть без сопоставления" отображается всплывающее сообщение о незаполненном биоматериале: "Остались пробы, у которых не заполнен биоматериал по НСИ! Отправка СЭМД будет невозможна!". Сообщение закрывается.

Основные элементы интерфейса главной формы АРМ:

- панель настройки даты/периода отображения записей в списке;
- панель переключения между отображением списка заявок/проб;
- списки:
 - заявки;
 - пробы;
 - тесты;
- панель фильтров;
- боковая панель для доступа к расширенным функциям АРМ;
- раздел "События".

4.2.1 Панель настройки даты/периода отображения записей в списке

Для выбора даты/периода за который будут отображаться записи в списке главной формы используется "Календарь".



Для отображения записей за день нажмите кнопку "День", в календаре укажите дату. По умолчанию отображаются записи на текущую (системную) дату.

Для отображения записей за недельный период нажмите кнопку "Неделя", укажите даты отсчета недельного периода. Аналогичным образом настраивается отображения записей списка за месяц по кнопке "Месяц".


Для перехода к предыдущему/следующему периоду воспользуйтесь кнопками  ("Предыдущий") и  ("Следующий").

Доступен выбор произвольного периода: введите вручную даты в поле календарь.

В списке отобразятся записи за выбранный интервал/на выбранную дату.

4.2.2 Переключатель типа лаборатории

Переключатель используется для перехода к работе с АРМ лаборанта ИФА, содержит кнопки "Лаборатория", "Лаборатория ИФА":

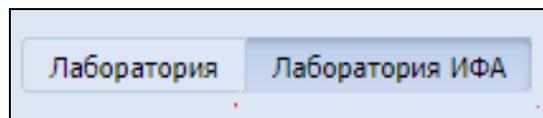

- по умолчанию выбрано значение "Лаборатория";
- переключатель видим, если учетная запись пользователя включена в группу "АРМ лаборанта ИФА".

Переключатель отображается и доступен, если учетная запись пользователя включена в группу "АРМ лаборанта ИФА" или если у сотрудника на службе есть активное право "Доступ к модулю "Лаборатория ИФА" в рамках роли или как индивидуальное право.

При нажатии кнопки "Лаборатория ИФА" отображаются заявки, содержащие тесты, для которых есть открытые связи услуги и методики ИФА. В журнале проб отображаются только пробы, назначенные данной службе, для которых есть открытые связи услуги и методики ИФА.

4.2.3 Панель переключения между отображением списка заявок/проб

На главной форме возможно отображение списка заявок или списка проб.

Переключение между представлениями осуществляется с помощью кнопок "Заявки", "Пробы".



4.2.4 Списки

4.2.4.1 Журнал заявок

В списке заявок отображаются все заявки, в которых хотя бы одна проба назначена данной лабораторной службе.

Примечания

а) Журнал заявок доступен:

- сотруднику при наличии соответствующего права ("Журнал заявок и журнал проб") в качестве основного, временного или расширенного;
- пользователю без установленных прав на форме "Управление доступом".

б) Заявка отображается в Журнале заявок в следующих случаях:

- если сотруднику назначены доступные группы исследований (добавлено право "Доступные группы исследований"), то в Журнале заявок отображаются заявки по исследованиям, относящимся к разрешенным сотруднику группам;
- если в заявке несколько исследований, относящихся к разным группам, то заявка отображается, если есть хотя бы одно исследование из разрешенной группы;
- если в заявке есть хотя бы одно исследование, группа для которого не определена, заявка также отображается.

Для удобства работы заявки отображаются на разных вкладках формы в зависимости от их статуса.

Все заявки		Новые заявки		В работе		С результатами		Одобренные		Забракованные			
281		39		162		18		62		0			
+ Добавить		✎ Изменить		📄 Просмотреть		🗑 Отклонить		🔄 Обновить		🖨 Печать			
+ Внешнее направление		↓ Взять пробы		↓ Отмена взятия проб									
Кон...	Время в ...	Оставшееся время	ID пациента	Фамилия И.О.	Дата рожд...	Запись	Ситол	Услуга (исслед...	Статус	Тара	Тесты	Отклонен...	Шт...

- "Все заявки" - все заявки вне зависимости от статуса. Цветовое выделение записи в списке отображает статус заявки;

Все заявки 281						
Новые заявки 39		В работе 162				
+ Добавить Изменить Просмотреть Отклонить Обновить						
<input type="checkbox"/>	Кон...	Время в ...	Оставшееся время	ID пациента	Фамилия И.О.	Дата рожд...
<input type="checkbox"/>		00ч 25м		590910000...	Иванов И.	01.01.1990
<input type="checkbox"/>				100021788	Петров П.	01.01.1978
<input type="checkbox"/>				3727611	Сидоров С.	25.12.1998
<input type="checkbox"/>		15ч 50м		59501548	Васильев В.	19.09.1998
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>		00ч 50м		590910000...	Иванов И.	01.01.1990
<input type="checkbox"/>				590910000...	Иванов И.	11.11.1988
<input type="checkbox"/>		00ч 25м	Просрочено -203д -1	59497968		
<input type="checkbox"/>			Просрочено -203д -1	590910000...	Иванов И.	30.03.1984
<input type="checkbox"/>				100299214	Иванов И.	23.10.2001
<input type="checkbox"/>				100347895	Иванов И.	12.11.1923

- "Новые заявки" – заявки, по которым пробы еще не взяты;
- "В работе" – заявки со взятыми пробами, отправленными или не отправленными на анализатор;
- "С результатами" – заявки, у которых есть результаты, но результаты еще не одобрены;
- "Одобренные" – заявки, по которым имеются одобренные результаты тестов;
- "Невыполненные" – заявки с результатом "Не выполнено".

Изменение статусов заявок:

- просмотр всех заявок доступен на вкладке: "Все заявки". Цвет плашки свидетельствует о статусе заявки;

- при поступлении заявки или добавлении заявки она отображается в списке в статусе "Новая" и доступна для просмотра на вкладке "Новые заявки". На данной вкладке отображаются записи, по которым пробы еще не взяты;
- заявки со взятыми пробами, отправленные или не отправленные на анализатор, не одобренные результаты отображаются на вкладке "В работе";
- заявки у которых есть результаты, отображаются на вкладке "С результатами";
- в случае, если по тестам заявки имеются одобренные результаты, заявка отобразится на вкладке "Одобренные";
- если результат у заявки – "Не выполнено", заявка отобразится на вкладке "Невыполненные".

Список заявок представлен в виде таблицы. Информация в столбцах заполняется по мере выполнения заявки.

Таблица содержит столбцы:

- выбор записи списка – поле установки флага, если необходимо выбрать сразу все записи, установите флаг в заголовке столбца;
- "Статус ЭО" – отображается, если для службы включена Электронная очередь;
- "Талон" – отображается, если для службы включена Электронная очередь;
- "Повод обращения" – отображается, если для службы включена Электронная очередь;
- "Контроль сроков" – если срок выполнения исследования истек, в поле отображается индикатор , при наведении курсора отображается уведомление: "Внимание! Срок выполнения исследования истек!". Выполняется сортировка по оставшемуся сроку выполнения исследования;
- "Время выполнения" – отображается суммарная длительность всех этапов услуги из Технологической карты;
- "Оставшееся время" – отображается время, оставшееся с момента приёма до момента истечения планового времени выполнения услуги. Если плановое время истекло "Просрочено" – <период с момента истечения планового времени выполнения до текущего времени>, и в поле "Контроль сроков" отображается индикатор ;

Все заявки														281	Новые заявки		39	В работе		162	С результатами		18	Одобренные		62	Забракованные		0
Кон...	Время в...	Оставшееся время	ID пациента	Фамилия И.О.	Дата рожд...	Запись	Cito!	Услуга (исслед...	Статус	Тара	Тесты	Отклонен...	Штрих-код	№ напр.	Дата на...	ЭМД	Протоко...												
	11ч 05м	просрочено -28д -22	590910000...	Иванов И.И.	24.10.1986	11:00 18.01...		Общий (клинич...	3	3	19		2062122811 2062122811 2062122811 2062122811 2062122811	354967	18.01.2...														
		просрочено -28д -21	590910000...	Петров П.П.	12.02.1955	12:16 21.01...		Мокрота Базофилы (Ваз#)	1	1	2		2062122811 2062122811	355118	21.01.2...														
		просрочено -28д -18	590910000...	Иванов И.И.	24.10.1986	11:15 18.01...		Биохимия	1	7	7		2062122811 2062122811 2062122811 2062122811	354968	18.01.2...														
		просрочено -28д -18	590910000...	Иванов И.И.	23.12.1982	09:56 14.01...		Скорость прост... Кислотоустойч... Базофилы (Ваз#)	1	4	4		2062122811 2062122810	354909	14.01.2...														

- "ID пациента" – значение указывается автоматически при считывании штрихкода, возможен ручной ввод;
- "Фамилия" – фамилия пациента;
- "Имя" – имя пациента;
- "Отчество" – отчество пациента;
- "Дата рождения" – отображается дата рождения с актуальной периодики человека (активной на дату заявки);
- "Запись" – отметка о записи пациента на услугу;
- "Cito!" – отображается флаг, если заявка срочная;
- "Услуга (исследование)" – перечень услуг для оказания/оказанных пациенту;
- "Статус" – статус проб по заявке, в зависимости от количества назначенных тестов в составе исследования отображается необходимое количество контейнеров для забора биоматериала:
 - если у теста активен признак "отдельная проба", для каждого теста с признаком выделяется отдельный контейнер, независимо от типа биоматериала;
 - если для нескольких тестов указан один тип биоматериала либо вовсе не указан биоматериал, и у тестов в составе исследования не активен признак "отдельная проба", тесты объединяются в одну пробу (отображается 1 контейнер);
- "Тара" – индикаторы с соответствующим цветом и видом контейнера по типу биоматериала и необходимое количество контейнеров. При наведении курсора на индикатор выводится всплывающая подсказка с названием контейнера (например "Стеклянная пробирка с фиолетовой крышкой") и количество (считается по

- необходимому количеству проб). Виды индикаторов: контейнер – , пробирка – , стекло – :
- если для контейнера не указан цвет, или для исследования не указан тип биоматериала () , выводится неокрашенный символ;
 - если для проводимого исследования не указан тип биоматериала, выводится подсказка "Тип биоматериала не задан";
 - "Номер пробы" – список номеров проб;
 - "Тесты" – количество тестов по заявке;
 - "Отклонение" – признак наличия отклонения в результатах;
 - "Штрих-код" – номер штрихкода (значение отображается после взятия пробы, доступно для изменения). Штрихкод отображается только для направлений на лабораторное исследование.
 - "Пункт забора" – наименование службы пункта забора, в которую была отправлена заявка;
 - "№ напр. поликлиники" – номер направления поликлиники. Отображается внешний номер направления, если заявка пришла по FHIR, иначе не заполнено. Если поле заполнено, и при этом не указана лабораторная служба, заявка отображается в связанном с лабораторной службой пункте забора;
 - "№ напр." – номер направления;
 - "Дата направления" – дата создания направления;
 - "Наличие ЭМД/Подписи" – отображаются последние версии ЭМД, связанных с исследованиями из заявки. При нажатии на ссылку последняя версия ЭМД отображается для просмотра. Столбец видим на вкладке "Одобренные";
 - "Протокол распечатан" – проставляется признак печати протокола;
 - "Медицинская организация" – отображается наименование МО, из которой пришло соответствующее направление;
 - "Отделение направления" – отображается наименование отделения специалиста, выписавшего данное направление;
 - "Фамилия врача" – отображается фамилия специалиста, выписавшего данное направление;
 - "Регистрационный номер" – отображается регистрационный номер пробы при наличии;

Для таблицы доступна настройка отображения столбцов, а также сортировка по одному из столбцов.

Отображение записей в списке также возможно настроить при помощи панели фильтрации.

Записи с признаком "СИТО!" отображаются всегда в верхней части списка.

В столбце "Статус" отображается информация о состоянии проб по заявкам (цветовая индикация соответствует статусу заявки/пробы):

	Нужно взять две или более проб
	Нужно взять одну пробу
	Взяты не все пробы
	Новая проба взята, но не отпр. на анализ-р
	Проба отправлена на анализатор (рез. нет)
	Выполнено. Есть результаты.
	Частично одобрено.
	Полностью одобрено.
	Брак пробы
	Отсортировано

Панель управления списком заявок содержит кнопки для выполнения основных операций над заявками из списка.

Примечание – Действия с записями списка могут быть применены к отдельно выбранной записи, а также ко всем выбранным записям списка. Для выбора всех заявок установите флаг в шапке столбца для выбора заявок. Для выбора заявок по отдельности/набора заявок, установите флаг напротив соответствующей записи(ей) списка, нажмите кнопку с необходимым действием.

Доступные действия:

- "Добавить" – добавление новой заявки. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если для сотрудника установлено активное право "Регистрация заявок" (в рамках роли или индивидуальное право);
- Изменить – редактирование информации по заявке. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в

случае, если у сотрудника есть активное право "Редактирование и отклонение заявки" (в рамках роли или индивидуальное право);


- "Просмотреть" – просмотр информации по заявке;
- "Отклонить" – отклонение заявки (требуется указание причины). Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Редактирование и отклонение заявки" (в рамках роли или индивидуальное право);
- "Обновить" – обновление списка заявок.
- "Печать":
 - "Печать протоколов исследования" – вывод на печать протокола исследования (только для заявок со статусом "Одобрена", "Выполнена"). Пункт отображается и доступен по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Печать протоколов исследований";
 - "Печать протоколов цитологических исследований" – вывод на печать протокола цитологического диагностического исследования. Пункт отображается при условии, что для лаборатории установлен признак "Прием цитологических исследований". Пункт доступен, если для заявки есть связанный протокол цитологического исследования. Выводится печатная форма:
 - форма 446/у "Протокол цитологического исследования материала, полученного при гинекологическом осмотре, скрининге" – для услуг, имеющих атрибут "Цитограмма";
 - форма N 203/у-02 "Протокол цитологического диагностического исследования" – для остальных услуг.
 - "Печать всего списка заявок" – вывод на печать списка заявок с краткой информацией;
 - "Печать списка выбранных заявок" – вывод на печать информации только об отмеченных заявках;
 - "Печать штрих-кодов" – вывод на печать штрихкодов (при наличии) по отмеченным заявкам. Пункт отображается и доступен по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Печать штрих-кодов";

- "Печать списка пациентов" – печать списка пациентов (активна, если выбран период в один день);
- "Печать списка проб";
- "Внешнее направление" – при нажатии выполняется создание заявки по внешнему направлению.
- "Взять пробы" – взятие проб для отмеченных заявок. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Взятие проб". После взятия пробы происходит распределение пробы между анализаторами лабораторной службы.
- "Отмена взятия проб" – действие доступно только для заявок в статусе в работе. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Редактирование и отмена взятия пробы";
- "Одобрить" – одобрение результатов тестов. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Одобрение". Действие доступно только для заявок, имеющих результат исследования. Если хотя бы в одной выбранной пробе содержатся тесты с патологией, при нажатии на кнопку отобразится предупреждение о наличии в выбранных заявках проб с патологиями с возможностью выбора дальнейшего действия: "Одобрить без патологий", "Одобрить все пробы", "Отмена". Кнопка недоступна в том случае, когда результат исследования одобрен. Кнопка неактивна на вкладке "Забракованные". Одобрение доступно только сотрудникам, устроенным на службу и отделение службы проведения исследования: если сотрудник не устроен на отделение службы, выводится уведомление "Для одобрения сотрудник должен быть добавлен на уровне отделения! Ок". При сохранении вид должности одобряющего сотрудника определяется по учетной записи, под которой происходит одобрение:
 - врач;
 - средний медицинский персонал – при одобрении средним медицинским персоналом отобразится всплывающее уведомление "Одобрение произведено! В выбранных пробах не указан одобряющий врач" в правом нижнем углу формы;

- сотрудник с должностью "Биолог" – при одобрении сотрудником с должностью "Биолог" отобразится всплывающее уведомление "Одобрение произведено! В выбранных пробах не указан одобряющий врач" в правом нижнем углу формы.

Примечания


- а) При одобрении результата происходит проверка заполнения идентификатора биоматериала из справочника НСИ в пробе. Если идентификатор биоматериала не указан, проверяется связь теста и биоматериала:
 - если хотя бы для одного теста в пробе есть соответствующий биоматериал, происходит автоматическое заполнение идентификатора биоматериала;
 - иначе отображается всплывающее сообщение о незаполненном биоматериале: "Внимание! У одобряемой пробы не заполнен биоматериал по НСИ!".
- б) При одобрении результата происходит проверка на повторное одобрение заявок. Если в пределах одной сессии пользователя повторно нажимается кнопка "Одобрить" для заявок, уже находящихся в процессе одобрения, отображается сообщение "Выбранные записи уже в процессе одобрения, дождитесь завершения процесса".

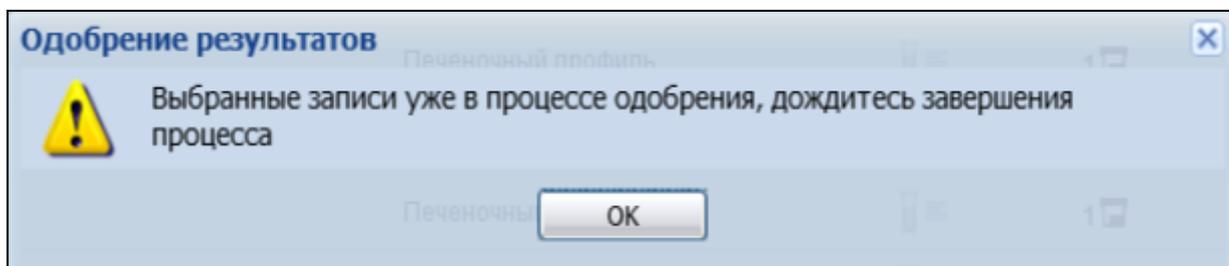

- "Подписать" – подписание результатов исследований подписью ответственного лица с формированием ЭМД. При подписании результатов исследований формируется ЭМД, который размещается в региональном РЭМД. Кнопка активна, если у сотрудника нет активных ролей или прав либо если у сотрудника есть активное право "Подписание протокола", кнопка доступна на вкладке "Одобренные" тем пользователям, у которых:
 - нет запрета на одобрение результатов исследований;

- в профиле пользователя прописаны сертификаты ЭП.
- "Параметры исследования" – при нажатии на кнопку отображается форма "Параметры исследования" в режиме просмотра (см. Параметры исследования для неонатального скрининга);
- "Отправить в работу" – при нажатии на кнопку выбранные заявки отправляются во внешнюю службу. Кнопка не активна на вкладке "Новые заявки". Кнопка доступна для служб, в настройках которых активирована одна из настроек:
 - установлен флаг "Файловая интеграция";
 - установлен флаг "Внешняя служба" (корректно прописаны адрес сервиса, порт, имя пользователя и пароль).
- "Выдать справку ХТИ" – при нажатии на кнопку отобразится форма "Справка о результатах химико-токсикологических исследований". Кнопка доступна только на вкладках "Все" и "Одобренные" при выборе только одной одобренной заявки. Кнопка отображается, если пользователь:
 - добавлен в группу "Медицинские справки";
 - имеет соответствующее право "Выдача справки о результатах ХТИ" в рамках ролевой модели управления доступом сотрудников лаборатории.

Примечание – Если в заявке на лабораторное исследование больше одной услуги, отображается форма выбора услуги.

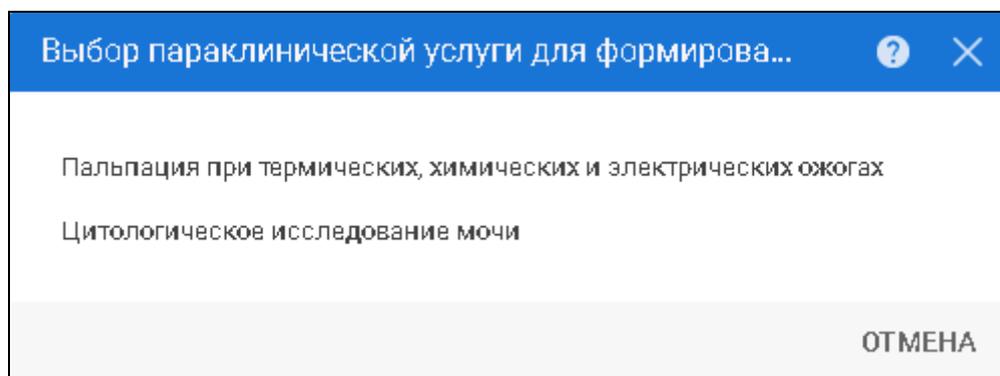

Выберите услугу – отобразится форма "Справка о результатах химико-токсикологических исследований" для выбранной услуги.

4.2.4.2 Журнал проб

В списке проб отображаются только пробы, назначенные данной лабораторной службе.

Примечания:

а) Журнал проб доступен:

- сотруднику при наличии соответствующего права ("Журнал заявок и журнал проб") в качестве основного, временного или расширенного;
- пользователю без установленных прав на форме "Управление доступом".

б) Проба отображается в Журнале проб в следующих случаях:

- если сотруднику назначены доступные группы исследований (добавлено право "Доступные группы исследований"), то в Журнале проб отображаются пробы по исследованиям, относящимся к разрешенным сотруднику группам;
- если в пробе несколько исследований, относящихся к разным группам, то проба отображается, если есть хотя бы одно исследование из разрешенной группы;
- если в пробе есть хотя бы одно исследование, группа для которого не определена, проба также отображается.

Для удобства работы пробы отображаются на разных вкладках формы в зависимости от их статуса.

The screenshot shows a software interface for a laboratory. At the top, there are tabs for 'Заявки' (Requests) and 'Пробы' (Samples). Below the tabs, there are summary statistics: 'Все пробы' (All samples) 126, 'Новые пробы' (New samples) 30, 'В работе' (In progress) 5, 'С результатами' (With results) 7, 'Одобренные' (Approved) 80, and 'Забракованные' (Rejected) 0. A date range is set to '01.10.2022 - 23.01.2023'. The main area contains a table with columns for 'Время выпл...' (Time of issue), 'Ост...' (Residue), '№ про...' (Sample number), 'С...' (Status), 'Сит...' (Site), 'Биомат...' (Biological material), 'Штрих...' (Barcode), 'Время взяти...' (Time of collection), 'Взят пробу' (Sample taken), 'Пункт забора' (Collection point), 'Тесты' (Tests), 'Одобр...' (Approved), 'О...' (Status), '№ напр...' (Number of samples), 'Медицинс...' (Medical), 'Отделение нап...' (Department), 'Фамилия вра...' (Physician's name), 'Регистр...' (Registration), 'Услуга исслед...' (Service), 'Анализатор' (Analyzer), 'Фамилия и О...' (Name and O), and 'Дата рождения' (Date of birth). The table lists various samples with their respective details.

- "Все пробы" – все пробы вне зависимости от статуса. Цветовое выделение записи в списке отображает статус пробы;
- "Новые" – новые взятые пробы, но не отправленные на анализатор;

- "В работе" – пробы, отправленные на анализатор, по которым еще нет результатов;
- "С результатами" – пробы, имеющие не одобренные результаты, по которым нет брака;
- "Одобренные" – пробы, по которым одобрены или частично одобрены результаты;
- "Забракованные" – испорченные пробы для которых установлен флаг "Брак пробы".

Изменение статусов проб:

- просмотр всех проб доступен на вкладке "Все пробы". Цвет плашки свидетельствует о статусе пробы;
- новые взятые пробы, но не отправленные на анализатор отображаются на вкладке "Новые";
- пробы, по которым готовы результаты, но еще нет одобрения, отображаются на вкладке "С результатами";
- пробы, по которым одобрены результаты, отображаются на вкладке "Одобренные";
- если проба испорчена, установлен флаг "Брак пробы", запись отобразится на вкладке "Забракованные".

Списки проб представлены в виде таблицы. Информация в столбцах заполняется по мере обработки пробы.

Таблица содержит столбцы:

- выбор записи списка – поле установки флага, если необходимо выбрать сразу все записи, установите флаг в заголовке столбца;
- "Время выполнения" – отображается суммарная длительность всех этапов услуги из Технологической карты;
- "Оставшееся время" – отображается время, оставшееся с момента приёма до момента истечения планового времени выполнения услуги. Если плановое время истекло "Просрочено" – <период с момента истечения планового времени выполнения до текущего времени>, и в поле "Контроль сроков" отображается индикатор  ;
- "№ пробы";
- "Статус" – отображается статус пробы, подробное описание см. ниже;
- "Cito!" – отображается флаг, если заявка срочная;

- "Биоматериал" – тип биоматериала для исследования;
- "Штрих-код" – указывается при наличии;
- "Взял пробу" – фамилия полностью и инициалы медицинского работника, взявшего пробу (врача или, при отсутствии – среднего медицинского персонала);
- "Пункт забора" – наименование службы, в которой была взята проба;
- "Одобрил результат теста" – поле заполняется, если проба имеет хотя бы один тест с одобренным результатом. Поле содержит фамилию полностью и инициалы медицинского работника, одоббившего результат теста, результат которого был одобрен последним. Если результат был одобрен при помощи функции автоодобрения на анализаторе, при этом медицинский работник, одоббивший тест, не был указан, поле содержит соответствующее значение "автоодобрение";
- "Время взятия пробы" – время и дата забора пробы;
- "Тесты" – количество тестов, в которых используется данная проба;
- "Отклонение" – признак наличия отклонения в результатах;
- "№ направления" – номер направления;
- "Медицинская организация" – наименование медицинской организации, создавшей заявку;
- "Отделение направления" –отделения;
- "Фамилия врача" – Ф.И.О. врача, создавшего заявку;
- "Регистрационный номер";
- "Анализатор" – отображается анализатор из назначенной услуги;
- "Фамилия" – фамилия пациента;
- "Имя" – имя пациента;
- "Отчество" – отчество пациента;
- "Дата рождения" – отображается дата рождения с актуальной периодики человека (активной на дату заявки);

Для таблицы доступна настройка отображения столбцов, а также сортировку по одному из столбцов.

Отображение записей в списке также возможно настроить при помощи панели фильтрации.

Записи с признаком "СИТО!" отображаются всегда в верхней части списка.

В столбце "Статус" отображается информация о состоянии проб по заявкам (цветовая индикация соответствует статусу пробы).

Панель управления списком проб содержит кнопки для выполнения основных операций над пробами из списка.

Примечание – Действия с записями списка могут быть применены к отдельно выбранной записи, а также ко всем выбранным записям списка. Для выбора всех проб установите флаг в шапке столбца для выбора проб. Для выбора проб по отдельности/набора проб, установите флаг напротив соответствующей записи(ей) списка, нажмите кнопку с необходимым действием.

Доступные действия:

- "Добавить" – добавление заявки в Систему. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если для сотрудника установлено активное право "Регистрация заявок" (в рамках роли или индивидуальное право);
- "Изменить" – редактирование параметров пробы. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Редактирование и отклонение заявки" (в рамках роли или индивидуальное право);
- "Просмотреть" – просмотр параметров выбранной пробы;
- "Отменить" – отмена пробы, удаление информации о ней из АРМ лаборанта. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право активное право "Редактирование и отмена взятия пробы", только для проб со статусами "В работе", "Новые";
- "Обновить" – обновление списка проб;
- "Печать":
 - "Печать всего списка" – вывод на печать списка проб с краткой информацией;
 - "Печать списка выбранных" – вывод на печать информации только об отмеченных пробах;
 - "Печать штрих-кодов" – вывод на печать штрихкодов (при наличии) отмеченных проб, пункт отображается и доступен по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Печать штрих-кодов";

- "Одобрить" – одобрение результатов тестов, кнопка неактивна на вкладке "Забракованные". При одобрении результата автоматически заполняется поле "Дата и время одобрения результата теста" датой и временем одобрения. Кнопка отображается и доступна по умолчанию (если у сотрудника нет активных ролей или прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Одобрение". Одобрение доступно только сотрудникам, устроенным на службу проведения исследования. Если сотрудник не устроен на отделение службы, выводится уведомление "Для одобрения сотрудник должен быть добавлен на уровне отделения! Ок". При сохранении вид должности одобряющего сотрудника определяется по учетной записи, под которой происходит одобрение:
 - врач;
 - средний медицинский персонал – при одобрении средним медицинским персоналом отобразится всплывающее уведомление "Одобрение произведено! В выбранных пробах не указан одобряющий врач" в правом нижнем углу формы;
 - сотрудник с должностью "Биолог" – при одобрении сотрудником с должностью "Биолог" отобразится всплывающее уведомление "Одобрение произведено! В выбранных пробах не указан одобряющий врач" в правом нижнем углу формы.
- "Выбрать анализатор" – выбор анализатора из списка доступных для отмеченных проб, кнопка неактивна на вкладке "Забракованные";
- "Отправить в работу" – кнопка неактивна на вкладке "Забракованные", отправка выбранных проб по отмеченным заявкам:
 - на анализатор для служб, для которых указана одна из следующих настроек:
 - лаборатория не является внешней (для службы сняты флаги "Файловая интеграция" и "Внешняя служба");
 - лаборатория является внешней (установлен флаг "Внешняя служба") и параметр "Информационная система" содержит значение "Обмен через FHIR".
 - во внешнюю лабораторию (кроме служб с признаком "Внешняя служба") для служб, в настройках которых активирована одна из настроек:
 - установлен флаг "Файловая интеграция";
 - установлен флаг "Внешняя служба" (корректно прописаны адрес сервиса, порт, имя пользователя и пароль).

- "Проверить результат" – проверка результатов анализа проб. Проверить результат проб можно только для проб со статусом "В работе", "С результатами", "Одобренные";
- "Отправить в архив" – кнопка активна, если биоматериал пробы не отправлен в архив. Кнопка доступна по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Работа с архивом биоматериалов" (в рамках роли или индивидуальное право). При нажатии на кнопку:
 - если не указан биоматериал или тип контейнера, то отображается сообщение "Для отправки биоматериала в архив необходимо указать вид биоматериала и тип контейнера. Для этого перейдите на форму "Настройки проб и контейнеров" из бокового меню АРМ, выберите исследование и укажите биоматериал и тип контейнера."/ "Ок". При нажатии на кнопку сообщение закрывается;
 - если биоматериал и тип контейнера указаны, отображается форма "Отправка биоматериала в архив".

4.2.4.3 Тесты

Для отображения тестов, входящих в пробу, раскройте запись о пробе в списке. Для этого нажмите кнопку в виде треугольника в строке соответствующей записи.

Время вып...	Оставшееся ...	№ пр...	Ст...	Сит...	Биомат...	Штрих-код	Время взят...	Те...	О...	№ напр.	Медицин...	Отделение н...	Фамилия ...	Регистр...	Услуга (исследование)	Анализатор
00ч 04м		1059				203212201059	09:48 01.02...	2		355472	ГКП 2	118 Отделен...	УСТИНОВА		Определение РНК виру...	Ручные методики
		1055			Аспират	203312201055	10:54 18.01...	1		355491	ГКП 2				Исследование уровня ...	Ручные методики
		1059				203512201059	16:24 04.02...	7		355579	ГКП 2				Лимфоциты	Тест

← Просрочено -55; 1059

Код	Название теста	Результ...	Ед. изм.	Реф. зн.	Наименование ...	Комментарий	Плановое время вы...	Время вып...	Статус
<input checked="" type="checkbox"/>	Лимфоциты	Редактировать							
<input checked="" type="checkbox"/>	A01.01...	Визуальное исследование в дерматологии					16:29 04.02.2022		Назначен
<input checked="" type="checkbox"/>	A08.05...	Лимфобласты					16:29 04.02.2022		Назначен
<input checked="" type="checkbox"/>	A08.05...	Лимфоциты					16:29 04.02.2022		Назначен
<input checked="" type="checkbox"/>	A08.05...	Лимфоциты					16:29 04.02.2022		Назначен
<input checked="" type="checkbox"/>	A08.05...	Митоз клеток эритропоэза					16:29 04.02.2022		Назначен
<input checked="" type="checkbox"/>	A08.05...	Неидентифицируемые клетки	мкМЕ/мл	1 - 11	Норма (Тест)		16:29 04.02.2022		Назначен
<input checked="" type="checkbox"/>	A08.05...	Нейтрофильные клетки					16:29 04.02.2022		Назначен

Отобразится таблица с тестами для данной пробы.

Таблица содержит столбцы:

- выбор записи списка – поле установки флага, если необходимо выбрать сразу все записи, установите флаг в заголовке столбца;
- "Код" – код теста (услуги);

- "Название теста";
- "Результат" – результат выполнения теста. Ввод значения в поле "Результат" доступен в случае, если для сотрудника установлено активное право "Результаты исследований" (в рамках роли или индивидуальное право), либо по умолчанию (то есть если у сотрудника нет активных ролей и прав);
- "Ед. изм." – единица измерения результатов теста;
- "Реф. зн." – референсное значение (норма);
- "Наименование реф. зн." – наименование референсного значения. Для выбора доступны только референсные значения для теста, активного на момент взятия пробы;
- "Комментарий" – поле заполняется при помощи выпадающего списка. В случае, если для лабораторной службы и указанного исследования были выполнены предварительные настройки комментариев, условий, дополнительных тестов для обработки результатов тестов при получении результата теста (автоматически или при вводе вручную):
 - если тест не содержит дополнительных условий, или ни одно из условий не сработало, или к дополнительным условиям не настроены комментарии, для выбора доступны все имеющиеся варианты безусловных комментариев, заведенных на форме "Настройки лаборатории";
 - при наличии в списке значения с признаком "По умолчанию", это значение подставляется в поле "Комментарий";
 - если сработало только одно дополнительное условие, для которого настроен комментарий, поле заполняется значением этого комментария;
 - если результаты теста попадают под несколько условий, поле заполняется значением комментария с признаком "По умолчанию", остальные значения доступны для выбора в выпадающем списке значений.
- "Плановое время выполнения" – плановое время выполнения исследования, в состав которого входит тест. При внесении результатов тестов, значения для теста очищаются;
- "Время выполнения" – время и дата выполнения теста;
- "Статус" – статус теста;
- "Тест-система" – поле с выпадающим списком. Содержит список наименований тест-систем с датой истечения срока годности, такой же или позже даты выполнения теста. Поле доступно для редактирования для тестов, имеющих тип

"количественный" или "качественный" при условии, что услуга имеет атрибут "требуется код контингента". Для прочих типов тестов поле недоступно для редактирования и не заполнено. При выборе какого-либо значения из выпадающего списка выбранная тест-система сохраняется для данного теста, с самого теста снимается одобрение, очищается поле "Дата и время одобрения результата теста";

- "Время одобрения" – отображается дата и время одобрения (установки статуса "Одобрено"), если статус был установлен. По умолчанию поле не отображается на форме, доступно для отображения в контекстном меню.

Для таблицы можно настроить отображение столбцов, а также сортировку по одному из столбцов.

Панель управления списком тестов содержит кнопки для выполнения основных операций над тестами из списка.

Примечание – Действия с записями списка могут быть применены к отдельно выбранной записи, а также ко всем выбранным записям списка. По умолчанию выбраны все тесты. Снимите флаги с тестов, по которым не нужно выполнять действие.

Доступные действия:

- "Одобрить" – одобрение результатов отмеченных тестов. При одобрении результата автоматически заполняется поле "Дата и время одобрения результата теста" датой и временем одобрения. Кнопка отображается, если для сотрудника установлено активное право "Одобрение", либо по умолчанию (то есть если у сотрудника нет активных ролей и прав) при выполнении всех необходимых условий доступности кнопки. Одобрение доступно только сотрудникам, устроенным на службу проведения исследования. Если сотрудник не устроен на отделение службы, выводится уведомление "Для одобрения сотрудник должен быть добавлен на уровне отделения! Ок". При сохранении вид должности одобряющего сотрудника определяется по учетной записи, под которой происходит одобрение:
 - врач;
 - средний медицинский персонал – при одобрении средним медицинским персоналом отобразится всплывающее уведомление "Одобрение произведено! В выбранных пробах не указан одобряющий врач" в правом нижнем углу формы;

- сотрудник с должностью "Биолог" – при одобрении сотрудником с должностью "Биолог" отобразится всплывающее уведомление "Одобрение произведено! В выбранных пробах не указан одобряющий врач" в правом нижнем углу формы.
- "История исследований" – просмотр истории исследований выбранного теста/тестов;
- "Снять одобрение" – отмена одобрения отмеченных тестов, возврат тестов к статусу "Выполнено". Кнопка отображается, если для сотрудника установлено активное право "Снятие одобрения", либо по умолчанию (то есть если у сотрудника нет активных ролей и прав);
- "Назначить" – добавление нового теста в пробу;
- "Отменить" – удаление теста из пробы. Кнопка отображается, если для сотрудника установлено активное право "Редактирование и отмена взятия пробы", либо по умолчанию (то есть если у сотрудника нет активных ролей и прав). Если в заявке всего один тест, его нельзя отменить, при попытке отмены отображается информационное сообщение: "Нельзя произвести отмену, т.к. в заявке не останется тестов";
- "Печатать результаты" – вывод на печать результатов теста (выводится строка / выбранные строки списка тестов);
- "Найти в списке заявок" – отображение заявки, для которой назначен отмеченный(ые) тест(ы). Фильтрация списка заявок при этом будет отключена;
- "Параметры пробы" – открытие формы "Параметры пробы" с возможностью изменения данных. Кнопка отображается, если для сотрудника установлено активное право "Редактирование и отмена взятия пробы", либо по умолчанию (то есть если у сотрудника нет активных ролей и прав);
- "Счетчик ФЭК" – открытие формы "Счетчик ФЭК". Кнопка отображается в следующих случаях:
 - на службе заведен анализатор с установленным флагом "Счетчик ФЭК", для данного анализатора добавлены тесты с признаком "Счетчик ФЭК";
 - проба содержит тесты с признаком "Счетчик ФЭК";
 - кнопка неактивна на вкладках "Забракованные", "Одобренные".

Для упрощения работы выбор тестов может быть выполнен из списка работы с заявками без открытия дополнительных форм, если заявка содержит только одну услугу и одну пробу.

Для выбора тестов в списке заявок:

- выберите заявку;
- нажмите на символ треугольника в столбце "Тесты". Отобразится список тестов по заявке;
- для каждого теста в заявке установлен флаг. Снимите флаги с тех тестов, работа с которыми не будет производиться.


Примечание – Действие доступно для составного исследования.

При изменении состава исследования внесенные изменения отображаются в ЭМК в назначении на лабораторное исследование.


4.2.5 Панель фильтров

Для отображения панели фильтров списка заявок:


- нажмите кнопку "Фильтры", расположенную в шапке списка заявок/проб;

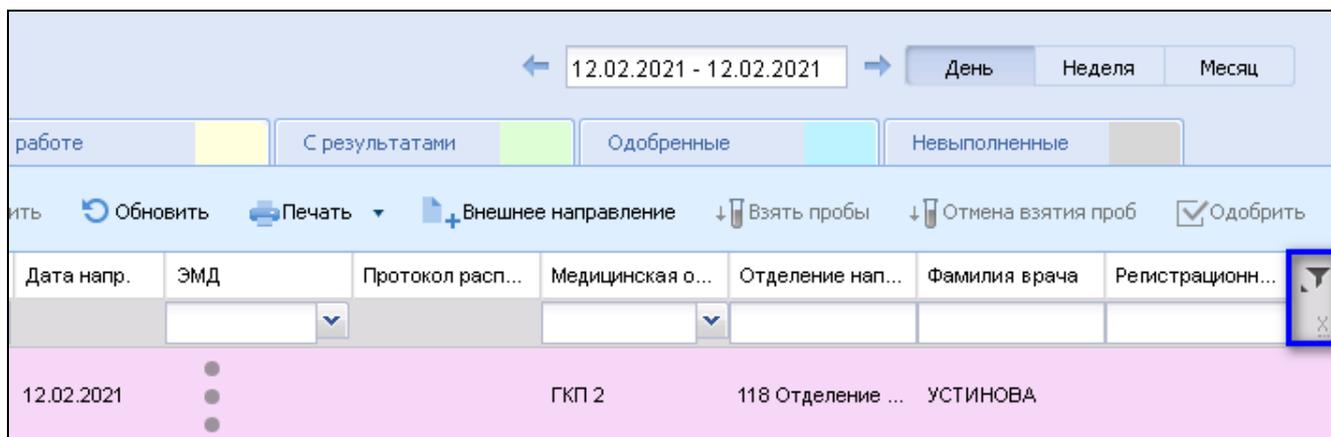

- отобразится строка для ввода параметров фильтра;
- введите критерий в соответствующее поле, нажмите на клавиатуре клавишу "Enter";
- список заявок будет отфильтрован в соответствии с указанным значением в фильтре;
- для сброса значений фильтра нажмите пиктограмму "X" ("Очистить") в панели фильтрации или нажмите кнопку "Очистить все", расположенную внизу главной формы АРМ. Отобразятся все заявки, назначенные на лабораторную службу;

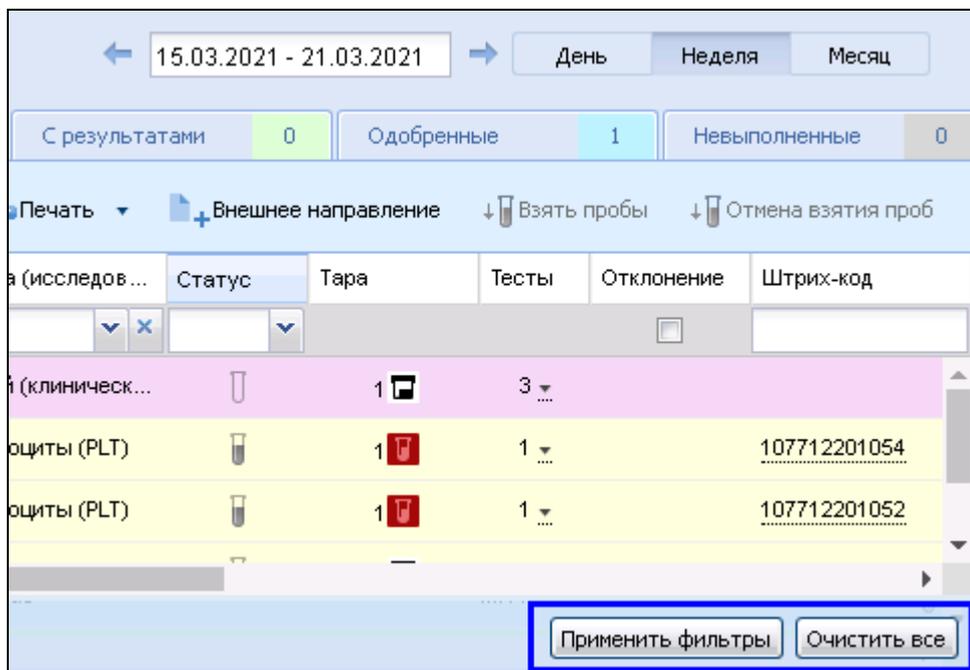


- для сброса значения фильтра в отдельно взятом поле нажмите пиктограмму "X" в соответствующем поле фильтрации.

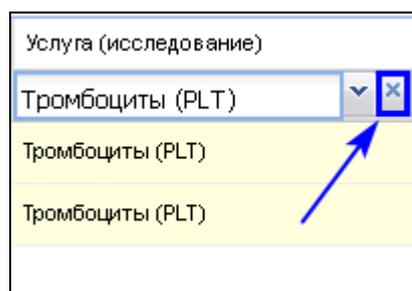

Панель фильтров для списка заявок содержит следующие элементы:

- "Время выполнения" – фильтрация выполняется по суммарному количеству минут. Отображаются только те строки, суммарное количество минут в которых совпадает с количеством, указанным в фильтре, или превышает его;
- "Оставшееся время" – фильтрация выполняется только по дате в формате YYYY-mm-dd. Отображаются только те строки, планируемая дата выполнения в которых позже указанной в фильтре даты;
- "ID пациента" – осуществляется поиск по точному совпадению. Возможен ручной ввод или ввод при считывании штрихкода;
- "Фамилия И.О".
- "Считать с карты" – для получения данных с электронной карты пациента. Для использования функционала должен быть установлен плагин для считывания данных, заданы соответствующие настройки;

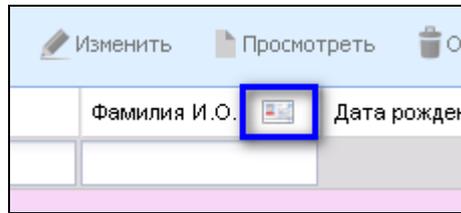

- "Услуга (исследование)" – поле с выпадающим списком услуг/исследований, максимальное число выводимых медицинских организаций – 20, поддерживается контекстный поиск;
- "Статус" – фильтрация по статусу пробы;
- "Сито!" – поле установки флага, установите флага для поиска срочных заявок;
- "Отклонение" – поле установки флага;
- "Штрих-код";
- "Пункт забора" – поле с выпадающим списком служб с типом "Пункт забора биоматериала". Для выбора доступны службы, которые имеют связь типа "Пункт забора – Лаборатория" с текущей службой (текущая служба – в качестве лаборатории). Значения не повторяются;
- "№напр.";
- "ЭМД" – выполняется фильтрация по наличию ЭМД, созданного для исследования в заявке. Доступные значения: "Подписан", "Не подписан", "Не актуален":
 - если указано "Подписан", отображаются заявки, в составе которых есть хотя бы одно исследования с актуальной версией ЭМД;
 - если указано "Не актуален", отображаются заявки, в составе которых есть хотя бы одно исследования с версией ЭМД, утратившей актуальность;
 - если указано "Не подписан", отображаются заявки, в составе которых есть одобренные исследования без ЭМД;
- "Медицинская организация" – поле с выпадающим списком медицинских организаций, текущая МО пользователя выводится верхней в списке, максимальное число выводимых медицинских организаций – 20, поддерживается контекстный поиск. По умолчанию не заполнено. При выборе какого-либо значения фильтры "Отделение направления", "Фамилия врача" очищаются;
- "Отделение направления" – поле с выпадающим списком отделений медицинской организации, выбранной в фильтре "Медицинская организация", поддерживается контекстный поиск. По умолчанию не заполнено, недоступно для

редактирования, пока в фильтре "Медицинская организация" не выбрано значение. При выборе значения фильтр "Фамилия врача" очищается;

- "Фамилия врача" – поле с выпадающим списком врачей отделения, выбранного в фильтре "Отделение направления", поддерживается контекстный поиск. По умолчанию не заполнено, недоступно для редактирования, пока в фильтре "Отделение направления" не выбрано значение;
- "Регистрационный номер";

Панель фильтров для списка проб содержит следующие элементы:

- "Время выполнения" – фильтрация выполняется по суммарному количеству минут. Выводятся только те строки, суммарное количество минут в которых совпадает или больше, чем указанное в фильтре количеству минут;
- "Оставшееся время" – фильтрация выполняется только по дате в формате YYYY-mm-dd. Выводятся только те строки, планируемая дата выполнения в которых позже указанной в фильтре даты;
- "№ пробы" – поиск по номеру пробы;
- "Статус" – фильтрация по статусу пробы;
- "Cito!" – поле установки флага, установите флаг для поиска срочных заявок;
- "Штрих-код";
- "Взял пробу" – поле поиска по текстовому значению (без учета регистра символов);
- "Пункт забора" – поле с выпадающим списком служб типа "Пункт забора биоматериала", для выбора доступны службы, которые имеют связь типа "Пункт забора – Лаборатория" с текущей службой (текущая служба – в качестве лаборатории);
- "Одобрил результат теста" – поле поиска по текстовому значению (без учета регистра символов);
- "Отклонение" – поле установки флага
- "№ напр.";
- "Медицинская организация" – поле с выпадающим списком медицинских организаций, текущая МО пользователя выводится верхней в списке. Максимальное число выводимых медицинских организаций – 20, поддерживается контекстный поиск. По умолчанию не заполнено. При выборе какого-либо значения фильтры "Отделение направления", "Фамилия врача" очищаются;

- "Отделение направления" – поле с выпадающим списком отделений медицинской организации, выбранной в фильтре "Медицинская организация", поддерживается контекстный поиск. По умолчанию не заполнено, недоступно для редактирования, пока в фильтре "Медицинская организация" не выбрано значение. При выборе значения фильтр "Фамилия врача" очищается;
- "Фамилия врача" – поле с выпадающим списком врачей отделения, выбранного в фильтре "Отделение направления", поддерживается контекстный поиск. По умолчанию не заполнено;
- "Регистрационный номер";
- "Услуга (исследование)" – поле с выпадающим списком услуг/исследований, максимальное число выводимых услуг – 20, поддерживается контекстный поиск;
- "Фамилия И.О." – поиск по фамилии, имени и отчеству пациента;

При поиске заявок или проб поиск осуществляется следующим образом:

- заявки в любом статусе, кроме статуса "Новая" и "В работе" ищутся с учетом фильтра по дате, установленной в АРМ;
- заявки в статусе "Новая" отображаются независимо от того, на какую дату они записаны, либо отображаются заявки в статусе "Новая", находящиеся в очереди;
- заявки в статусе "В работе" отображаются независимо от даты установки статуса.

Фильтрация осуществляется только по тем записям, которые находятся в рамках периода, выбранного на панели фильтров.

Поиск заявки/пробы путем считывания данных со штрихкода

Для поиска заявки/пробы по штрихкоду откройте главную форму АРМ, установите курсор в поле фильтра "Штрихкод", считайте штрихкод сканером. На экране отобразится форма заявки/пробы с соответствующим штрихкодом.

4.2.5.1 Поиск заявок по идентификационному номеру (ID) пациента

Для поиска заявок по ID пациента:

- установите курсор в поле фильтра "ID пациента";
- считайте штрихкод пробы.

При считывании штрихкода будет определен идентификационный номер пациента. По идентификационному номеру будет найден список заявок пациента.

Печать штрихкода доступна на форме "Человек: Поиск".

4.2.6 Описание боковой панели главной формы АРМ

Боковая панель расположена в левой части формы, для удобства работы она может быть скрыта/развернута.

Изображение	Название пункта	Действие
	<u>Работа с расписанием</u> Кнопка доступна, если у сотрудника нет активных ролей и прав, или если есть активное право "Настройка расписания службы"	Редактирование расписания работы службы
	<u>Настройка проб и контейнеров</u> Кнопка доступна, если у сотрудника нет активных ролей и прав, или если есть активное право "Настройка проб и контейнеров"	Настройка связей исследований (комплексных услуг) с типом контейнера, пробой и биоматериалом
	Реактивы: <u>Справочник реактивов:</u> <ul style="list-style-type: none"> - редактирование справочника, если пользователю добавлена группа прав "Заведующий лабораторией" или если у сотрудника есть соответствующее право "Редактирование справочника реактивов"; - просмотр справочника, если у сотрудника есть соответствующее право "Просмотр справочника реактивов" и в остальных случаях. <u>Нормативы расхода:</u> <ul style="list-style-type: none"> - подпункт доступен, если у сотрудника нет активных ролей и прав, или если есть активное право "Норматив расхода реактивов". <u>Просмотр остатков:</u> <ul style="list-style-type: none"> - подпункт доступен, если у сотрудника нет активных ролей и прав, или если есть активное право "Просмотр остатков". <u>Учет реактивов:</u> <ul style="list-style-type: none"> - подпункт доступен, если у сотрудника нет активных ролей и прав, или если есть активное право "Учет расхода реактивов". <u>Статистика учета реактивов:</u> <ul style="list-style-type: none"> - подпункт доступен, если у сотрудника нет активных ролей и прав, или если у сотрудника есть соответствующее право "Статистика расхода реактивов" 	
	<u>Пункты забора</u> Кнопка доступна по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Связи между службами" (в рамках роли или индивидуальное право)	Указание связей между пунктом забора биоматериала и лабораториями
	<u>Журнал уведомлений</u>	Просмотр журнала уведомлений
	<u>Контроль качества</u> Кнопка доступна по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав), либо в случае, если у сотрудника есть активное право на работу с формой ("Внутренний контроль	Просмотр аналитической информации по внутрилабораторному контролю качества

Изображение	Название пункта	Действие
	качества", "Внешний контроль качества") (в рамках роли или индивидуальное право)	
	<u>Отчеты</u> Кнопка доступна по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Отчеты" (в рамках роли или индивидуальное право)	Вызов формы для формирования отчетов
	<u>Журнал обмена с внешними системами</u> Кнопка доступна, если у сотрудника нет активных ролей и прав, или если у сотрудника есть соответствующее право "Журнал обмена с внешними системами"	Вызов формы "Журнал обмена с внешними системами"
	Журнал выданных справок ХТИ Кнопка доступна, если сотрудник включен в группу доступа "Медицинская справка" или имеет активное право "Оформление медицинской справки ХТИ" в рамках ролевой модели управления доступом сотрудников лаборатории	Вызов формы "Журнал выданных справок ХТИ"
	<u>Работа с шаблонами</u>	Добавление и редактирование шаблонов документов
	<u>Журнал отбраковки</u> Кнопка доступна по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Журнал отбраковки" (в рамках роли или индивидуальное право)	Просмотр журнала отбраковки
	<u>Журнал регистрации анализов и их результатов</u> Кнопка доступна либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Журнал регистрации анализов и их результатов" (в рамках роли или индивидуальное право)	Просмотр журнала регистрации анализов и их результатов
	<u>Отклоненные заявки</u> Кнопка доступна либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Журнал отклоненных заявок" (в рамках роли или индивидуальное право)	Просмотр журнала отклоненных заявок
	Параклиника: <u>Параклинические услуги. Поиск</u> <u>Параклинические услуги. Поточный ввод</u>	Поиск параклинических услуг, которые выполняются на данной службе. Поточный ввод параклинических услуг
	<u>Журнал направлений и записей</u> Кнопка доступна либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Журнал направлений и записей" (в рамках роли или индивидуальное право)	Просмотр Журнала направлений и записей, содержащего направления и заявки, по которым есть хотя бы одно исследование данной службы, в статусе "Поставлено в очередь"
	Справочники: <u>Справочник услуг</u> <u>Справочник медикаментов</u> <u>Справочники системы учета медикаментов</u>	

Изображение	Название пункта	Действие
	"Региональный РЭМД": <u>"Подписание медицинской документации"</u>	Переход к форме <u>"Подписание медицинской документации"</u>
	<u>Журнал нарушений сроков выполнения исследований</u> Кнопка доступна либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Журнал нарушения сроков выполнения исследований" (в рамках роли или индивидуальное право)	Просмотр Журнала нарушений сроков выполнения исследований
	Сервис: Данные об учетной записи пользователя <u>Настройки</u> <u>Выбор МО 1.0</u> <u>Выбор АРМ по умолчанию</u> <u>Мой профиль</u> Окна	
	Технологические карты – кнопка доступна либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть хотя бы одно активное право из категории "Технологические карты": – <u>Технологические карты</u> – <u>Списание по технологическим картам</u>	Переход к работе с модулем <u>"Технологические карты"</u>
	<u>Настройки лаборатории</u> Кнопка "Настройки лаборатории" доступна либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав, и сотрудник включен в группу "Заведующий лабораторией") либо в случае, если у сотрудника есть хотя бы одно активное право из категории "Настройки лаборатории"	Переход к работе с формой <u>"Настройки лаборатории"</u>
	Управление доступом сотрудников лаборатории Кнопка доступна в случае, если у сотрудника есть активное право "Права сотрудников лаборатории"	Переход к работе с формой <u>"Управление доступом"</u> (вкладка "Права сотрудников") с установленными фильтрами МО и службы в соответствии с МО и службой сотрудника
	Статистика – кнопка доступна либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав, и сотрудник включен в группу "Заведующий лабораторией") либо в случае, если у сотрудника есть хотя бы одно активное право из категории "Статистика и прогнозирование"): <u>Статистика по лабораторным службам</u> : – пункт доступен либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав, и сотрудник включен в группу "Заведующий лабораторией") либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Статистика по лабораторным службам". <u>Прогнозирование заполняемости склада</u> : – пункт доступен либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав, и сотрудник включен в группу	Переход к работе с модулем <u>"Статистика по лаборатории"</u>

Изображение	Название пункта	Действие
	"Заведующий лабораторией") либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Прогнозирование заполняемости склада"	
	<p>Анализаторы – кнопка доступна либо по умолчанию (т.е. если у сотрудника нет активных ролей и прав) либо в случае, если у сотрудника есть активное право "Администрирование анализаторов":</p> <p><u>Администрирование анализаторов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – пункт доступен в случае, если у сотрудника есть активное право "Анализаторы на службе". <p>Работа с анализаторами; Маршрутизация; Настройка анализатора на службе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пункт подменю доступен в случае, если у сотрудника есть активное право "Анализаторы на службе". 	<p>Переход к работе с модулем "<u>Администрирование анализаторов</u>".</p> <p>При выборе пункта "Работа с анализаторами" осуществляется переход к форме "Маршрутизация проб".</p> <p>При выборе пункта "Маршрутизация" осуществляется переход к форме "Маршрутизация проб"</p>
	<p><u>Архив биоматериалов</u></p> <p>Кнопка "Архив биоматериалов" доступна:</p> <ul style="list-style-type: none"> – лабораториям с установленным флагом "Архив биоматериалов"; – сотруднику с активной ролью "Список биоматериалов" из раздела "Архив биоматериалов"; – пользователю без установленных прав на форме "Управление доступом" 	<p>Переход к работе с формой "<u>Архив биоматериалов</u>"</p>
	<p>Настройка принтеров для печати штрихкодов</p> <p>Кнопка отображается в случае, если у сотрудника есть активное право "Настройка принтеров для печати штрих-кодов"</p>	<p>Переход к разделу "Настройки принтера штрих-кода" формы "<u>Настройки</u>" для блока "Лаборатория" (другие разделы недоступны)</p>

4.2.7 Раздел "События"

Раздел "События" предназначен для просмотра уведомлений по нарушению сроков выполнения исследований.

Раздел предназначен для просмотра уведомлений по нарушению сроков выполнения исследований. В правой части журнала заявок, журнала проб находится сворачиваемая панель для отображения раздела "События" с перечнем событий-уведомлений о нарушениях. В разделе доступен выбор события, переход в Журнал нарушений сроков выполнения исследований.

APM регистрационной службы лаборатории / ГКП 2 / Регистрационная служба лаборатории (УСТИНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА)

Заявки | Пробы | Ожидаемые

21.10.2021 - 21.10.2021 | День | Неделя | Месяц

Все заявки: 1 | Новые заявки: 0 | В работе: 0 | С результатами: 0 | Одобренные: 1 | Заблокированные: 0

Добавить | Изменить | Просмотреть | Отклонить | Обновить | Печать | Внешнее направление | Взять пробы | Отмена взятия проб | Одобрить | Подписать | Авторизация


Ком.	Ост.	ID пациента	Фамилия И.О.	Дата рождения	Запись	Лаборатория	Служ	Услуга (исследование)	Статус	Тара	Тесты	Отклонение	Штрих-код	№ напр.	№ нап...	Дата нап.	ЭМД
				19.11.2007		Лаборатория		ОАК			11		129412281098_1294_351237			21.10.2021	

Журнал событий

Страница: 1 из 5000 | Отображены строки 1 - 1 из 5000

В списке отображаются по 50 записей на странице. После прокручивания списка до конца, подгружаются следующие 50 записей.

При наведении курсора на событие отображается подсказка: *<APM, где произошло событие>*.

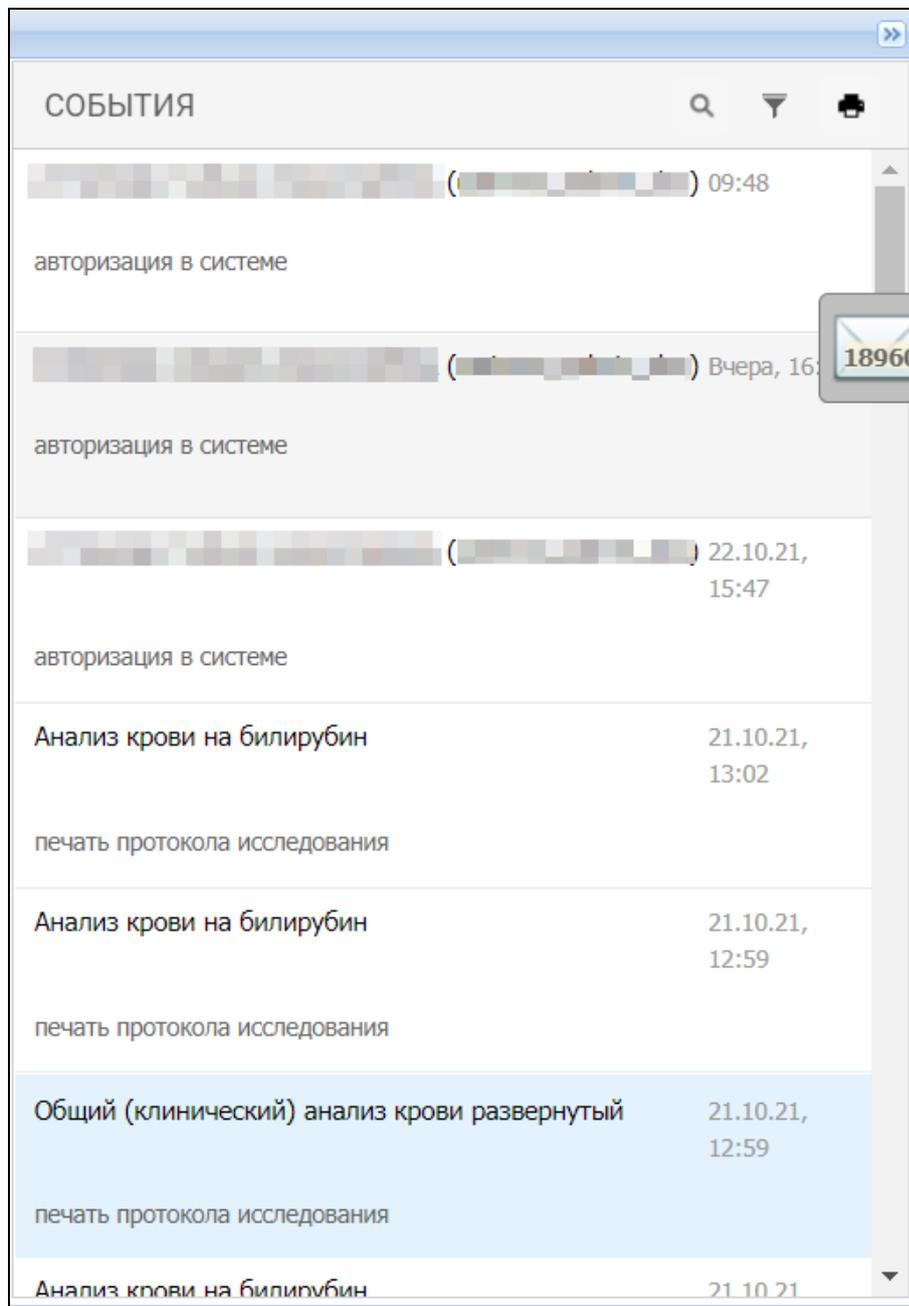

Информация о событии отображается в виде строки записи с указанием:

- "Описание события" – отображается описание события в зависимости от типа:
 - авторизация в системе – в описании "<Ф. И.О. пользователя> (<логин пользователя>)";
 - создание заявки на лабораторное исследование – в описании наименование исследования;
 - одобрение результатов исследований – в описании наименование исследования;
 - снятие одобрения с результатов исследований – в описании наименование исследования;

- заполнение журнала причин нарушений исследований – в описании наименование исследования;
- печать протокола исследования – в описании наименование исследования;
- нарушение сроков выполнения – в описании "Срок нарушения: <срок нарушения в день/часы/минуты>";
- формирование отчета – в описании наименование отчета;
- создание документов на списание расходных материалов – в описании наименование исследования;
- нарушение сроков доставки биоматериала из ПЗ – отображается, если журнал открыт из АРМ регистрационной службы лаборатории.
- "Тип события" – наименование типа события;
- "Номер заявки" – отображается номер заявки, содержащей исследование/тест с нарушенным сроком выполнения. отображается только для типов событий:
 - нарушение сроков выполнения;
 - заполнение журнала причин нарушений исследований;
- "Лаборатория" – отображается наименование лабораторной службы, в которой осуществляется исследование. Информация отображается для для типа событий "Нарушение сроков выполнения". Если журнал открыт из АРМ регистрационной службы лаборатории, то для всех типов событий;
- Пользователь – если пользователь зарегистрирован в Лабораторной информационной службе, то отображается Ф. И. О. пользователя, создавшего событие, в формате "Фамилия И.О.". Иначе отображается текст "Внешний пользователь";
- "Журнал нарушений" – гиперссылка, отображается только для событий, у которых нарушен срок выполнения. При нажатии открывается форма "Журнал нарушений сроков выполнения исследований" с выделенной строкой записи, содержащей исследование с нарушенным сроком выполнения;
- "Дата и время" – отображается дата и время события. Если дата события совпадает с текущей, то отображается только время возникновения события. Если событие произошло в предыдущий день, то отображается текст "Вчера" и время возникновения события.

Панель управления списком:

- "Быстрый поиск" – поле раскрывается при наведении на кнопку .


Поиск по вводу:

- номера заявки;
- наименования лаборатории – доступно, если журнал открыт из АРМ регистрационной службы лаборатории;
- наименования исследований;
- ФИО пользователя – доступно, если журнал открыт из АРМ регистрационной службы лаборатории;
- логина пользователя;
- АРМ, где произошло событие – доступно, если журнал открыт из АРМ регистрационной службы лаборатории.

Для лабораторий осуществляется поиск по связанным лабораториям, доступно при открытии из АРМ регистрационной службы.

- "Фильтрация событий" – при нажатии на кнопку отображается форма фильтрации;
- "Печать" – при нажатии отображается форма "Отчет по событиям".

При нажатии на кнопку  на панели управления журналом отображается форма фильтрации:

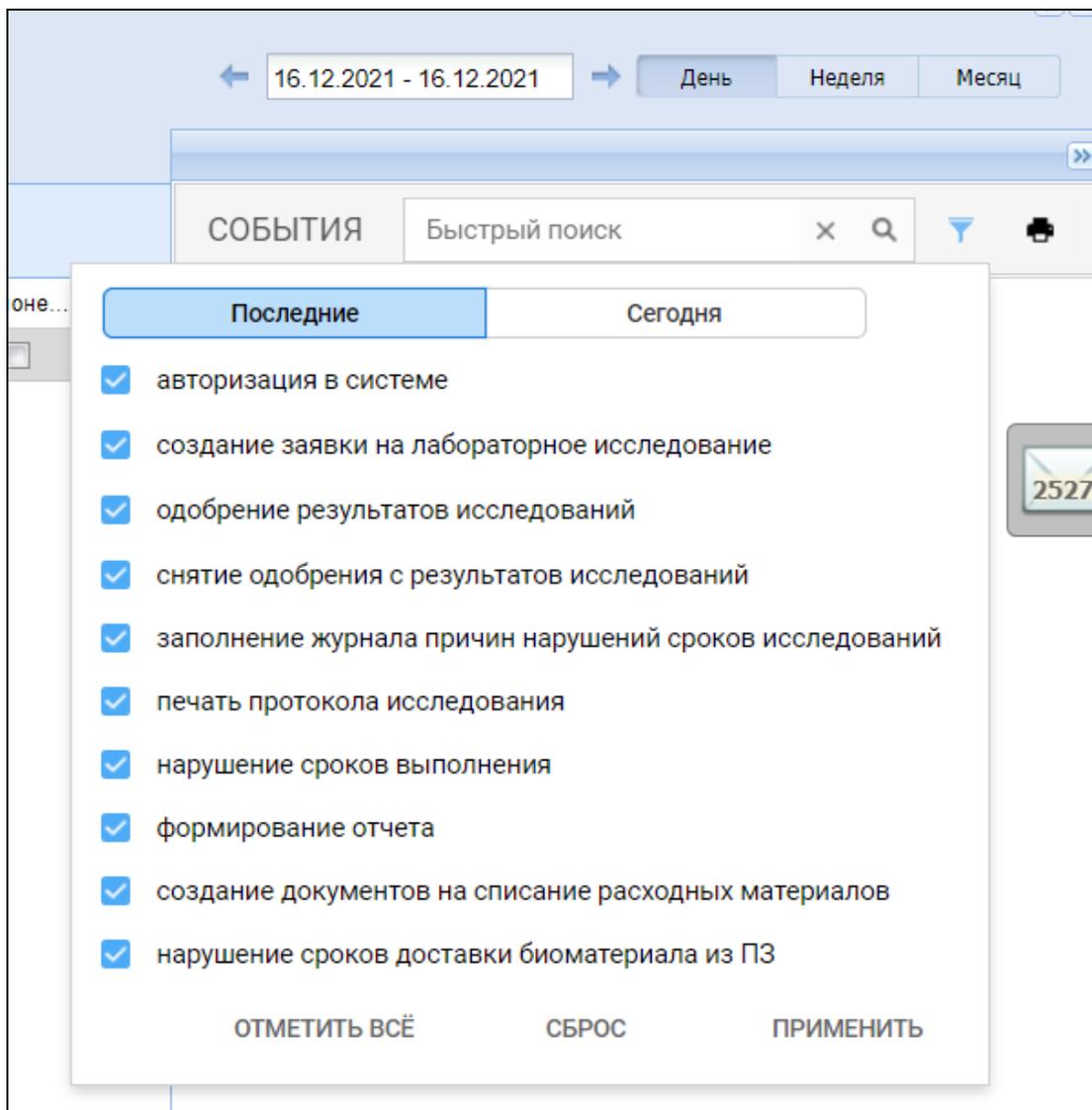

Фильтры списка:

- "Переключатель" – переключатель с режимами:
 - "Последние" – отображаются события за последние 3 дня от текущей даты, отсортированные по убыванию даты;
 - "Сегодня" – отображаются события за сегодняшний день (начиная с 00:00), отсортированные по убыванию даты;
- "Тип события" – блок флагов на каждый типа события:
 - "Авторизация в системе";
 - "Создание заявки на лабораторное исследование";
 - "Одобрение результатов исследований";
 - "Снятие одобрения с результатов исследований";
 - "Заполнение журнала причин нарушений исследований";
 - "Печать протокола исследования";

- "Нарушение сроков выполнения";
- "Формирование отчета";
- "Создание документов на списание расходных материалов";
- "Нарушение сроков доставки биоматериала из ПЗ".

Кнопки фильтра:

- "Отметить все" – при нажатии устанавливаются флаги у всех типов событий;
- "Сброс" – при нажатии на кнопку все поля в фильтрах принимают значение по умолчанию;
- "Применить" – при нажатии на кнопку в полях списка отображаются записи, удовлетворяющие условиям фильтра.

4.2.8 Всплывающие уведомления

4.2.8.1 Уведомления о неподписанных документах

Всплывающие уведомления о неподписанных документах (при наличии таковых) отображаются:

- при переходе в АРМ пользователя:
 - при авторизации пользователя в АРМ;
 - при смене АРМ после авторизации пользователя;
- по истечении установленного временного интервала между уведомлениями, заданного в параметре "Уведомлять через указанное количество часов" для значения "Интервал между уведомлениями (часов)" в поле "Тип настройки" во время работы в АРМ пользователя.

П р и м е ч а н и е – Всплывающие уведомления о неподписанных документах генерируются в Системе только после соответствующих настроек, указанных в разделе "Настройка уведомлений о неподписанных документах" и выбранном способе уведомления "Всплывающие сообщения". Доступ к настройкам уведомлений о неподписанных документах предоставлена пользователям с группой прав "Супер Администратор СВАН" на форме "Параметры системы".

Система генерирует уведомления при наличии неподписанных документов (СЭМД), предназначенных для отправки в РЭМД ЕГИСЗ.



У вас 1465 неподписанных документов. [Подписать документы](#)



4.3 Настройка АРМ для работы

Служба является местом оказания лабораторных услуг. Для работы с данной службой должны быть:

- указаны услуги, которые выполняются на службе;
- добавлен штат медработников;
- настроена связь с лабораторным оборудованием (анализаторами).

4.3.1 Добавление и настройка лабораторной службы

- добавьте лабораторную службу:
 - откройте форму работы со структурой МО;
 - выберите подразделение МО, на уровне которого необходимо добавить службу. Служба не должна входить в структуру отделения поликлинического типа;
 - перейдите на вкладку "Службы";
 - нажмите кнопку "Добавить". Отобразится форма добавления службы;
 - выберите тип службы: 2. Лаборатория".
- добавьте в штат службы сотрудника, с которым связана учетная запись пользователя:
 - вручную;
 - путем копирования данных из элемента верхнего уровня. Например, если служба добавлена в отделении, отобразится сообщение с предложением скопировать данные отделения.
- для работы с архивом биоматериалов добавьте в службу лаборатории связь с архивом биоматериалов (установите флаг в поле "Архив биоматериалов");
- добавьте в Систему связь с лабораторным оборудованием (анализаторами), выполните необходимые настройки:
 - добавьте модели анализаторов в систему при наличии технической возможности, определите услуги, выполняемые на данном анализаторе для службы;

- настройте параметры работы анализаторов, укажите параметры учетной записи для связи с анализатором;
- добавьте на службу анализаторы либо ручные методики, если работа службы будет выполняться без подключения к анализаторам;
- добавьте исследования и тесты, выполняемые на анализаторе;
- добавьте услуги. Записать пациента и обслужить заявку можно только по услугам, добавленным на службу;
- для службы, ресурсов, услуг, оказываемых службой, создайте расписание. Настройка расписания выполняется регистратором в АРМ регистратора, пользователем АРМ лаборанта;
- определите типы проб для услуг, оказываемых в лаборатории;
- добавьте связь лаборатории и пункта забора. Для настройки связи нажмите на боковой панели главной формы АРМ кнопку "Пункты забора";

4.3.2 Настройка параметров подключения к анализаторам

К ПК пользователя, на котором установлена Система, подключается диагностическое оборудование (анализатор).

Настройка диагностического оборудования производится поставщиком оборудования.

Настройка Системы для работы с диагностическим оборудованием производится администратором Системы и включает в себя добавление и настройку моделей анализаторов, добавление на службу анализаторов, исследований и тестов, выполняемых на анализаторе.

4.3.3 Настройки рабочего места пользователя в части функций лабораторной исследовательской системы

Для настройки рабочего места пользователя, функций приложения в части работы Системы нажмите на боковой панели пункт "Сервис" и выберите подпункт "Настройки".

4.3.4 Настройки лабораторной исследовательской системы из АРМ лаборанта

Пользователю АРМ лаборанта доступны следующие настройки:

- ведение справочника проб и биоматериалов;
- учет реактивов:
 - ввод нормативов расхода реактивов при оказании услуг отделения (комплексных или простых).

4.4 Работа в АРМ лаборанта

4.4.1 Общий алгоритм работы

Алгоритм действий, выполняемых пользователем АРМ, зависит от уровня автоматизации рабочего места и других элементов системы (возможность регистрации заявок и информации о взятии пробы в пункте забора биоматериала, ввод информации в систему в лаборатории, подключения сканера и принтера штрих-кода, подключения к анализаторам).

Общий алгоритм работы при условии автоматизированного ввода данных по заявке, получения результатов с анализатора:

- выберите пробу/пробы в списке на вкладке "Новые пробы";
- нажмите кнопку "Отправить на анализатор";
- выберите пробы на вкладке "В работе";
- нажмите кнопку "Проверить результат";
- проверьте полученные данные, нажмите кнопку "Одобрить". Проба переместится на вкладку "Одобренные".

Общий алгоритм работы, включающий добавление заявки в Систему, выбор состава исследования, ввод данных исследования вручную:

- нажмите кнопку "Добавить". Найдите и выберите пациента в базе данных Системы. Отобразится форма ввода данных заявки;
- укажите данные заявки, укажите информацию о направлении и выберите исследование;
- при указании услуги в разделе "Проба" отобразится перечень проб и тестов;
- нажмите кнопку "Взять пробу";
- нажмите кнопку "Отправить на анализатор". Сохраните изменения;
- выберите пробы на вкладке "В работе";
- нажмите кнопку "Проверить результат";
- проверьте полученный результат, нажмите кнопку "Одобрить". Проба переместится на вкладку "Одобренные";
- укажите данные результата исследования по всем пробам в заявке.

Общий алгоритм отправки пробы в Архив биоматериалов:

- укажите температурный режим, срок хранения биоматериала на вкладке "Условия хранения биоматериалов" формы "Настройки лаборатории";
- укажите настройки для исследований на форме "Настройка проб и контейнеров".
- добавьте заявку на лабораторное исследование;

- добавьте исследование;
- нажмите кнопку "Взять пробу";
- нажмите кнопку "Отправить в архив".

Примечание – Работа с архивом биоматериалов доступна, если создана структура мест хранения (помещение → холодильник → полка → штатив) с соответствующим температурным режимом, указанным в условиях хранения биоматериала. У службы лаборатории установлен флаг "Архив биоматериалов".

4.4.2 Просмотр результатов исследования

Если по заявке выполнена одна или несколько проб, заявка отобразится на вкладке "Одобренные" с результатом "Выполнено частично". Если в заявке исследованы все пробы, заявка отобразится на вкладке "Одобренные" с результатом "Выполнено полностью".

Просмотр результатов обработки заявки доступен в списке проб по выбранной пробе (в списке тестов пробы). Протокол лабораторного исследования доступен в ЭМК пациента.

Если пациенту была оказана услуга, по которой имелась открытая метка (например, не сделанная вовремя флюорография), то метка автоматически снимается.

4.4.3 Действия с заявкой/пробой

4.4.3.1 Добавление заявки на лабораторное исследование

Если заявка на лабораторное исследование не была введена в Систему ранее (в АРМ врача поликлиники/стационара), пользователь АРМ может добавить ее вручную:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели инструментов главной формы АРМ. Отобразится форма поиска человека;
- укажите критерий поиска. Для запуска поиска нажмите кнопку "Найти". В списке отобразятся записи, соответствующие поисковому критерию;
- выберите пациента в списке либо добавьте пациента, если пациент отсутствует в базе данных застрахованных;
- будет выполнен поиск заявок данного пациента в статусе "Новая" за три последних месяца. Если заявки будут найдены, отобразится форма "Выбор заявки". Выберите заявку из списка и нажмите кнопку "Выбрать";

Запись	Ситол	Услуга (исследование)	№ напр.	Дата напр....	Кем направлен	TreatmentClass_id	Diag_id
		Проведение судебно-химической и химико-ток...	345270	10.02.2021	Отделение (те...		
		Сцинтиграфия почек и мочевыведительной си...	345257	10.02.2021	Отделение (те...		

- отобразится форма "Заявка на лабораторное исследование". Укажите данные заявки, укажите информацию о направлении и выберите исследование;
- по завершении работы с формой нажмите кнопку "Сохранить".

4.4.3.2 Изменение заявки

Для редактирования заявки:

- выберите заявку в списке заявок;
- нажмите кнопку "Изменить" на панели управления;
- отобразится форма "Заявка на лабораторное исследование". Внесите необходимые изменения;
- нажмите кнопку "Сохранить".

Изменения будут добавлены в заявку.

4.4.3.3 Изменение параметров пробы

Для изменения параметров пробы:

- выберите пробу в списке;
- нажмите кнопку "Изменить" на панели управления;
- отобразится форма "Параметры пробы". Внесите необходимые изменения;
- нажмите кнопку "Сохранить".

Изменения будут добавлены в параметры пробы.

4.4.3.4 Просмотр заявки/пробы

Для просмотра заявки/пробы:

- выберите заявку или пробу в списке;

- нажмите кнопку "Просмотреть" на панели инструментов;
- отобразится форма просмотра данных заявки/пробы;
- нажмите "Закрыть" для возврата к журналу заявок.

4.4.3.5 Изменение состава исследования

Для изменения состава исследования:

- выберите заявку, которая состоит только из одной услуги и имеет только одну пробу в списке заявок;
- в столбце "Тесты", слева от количества тестов нажмите пиктограмму просмотра списка тестов (▼). Отобразится список всех тестов, включенных в услугу. Назначенные тесты отмечены флагом;
- снимите флаг для отмены назначения теста или установите тест для назначения.

Тесты	Отклонение	Штрих-код	№ напр.	Дата напр.	ЭМД	Протокол расп...
5 ▼	<input type="checkbox"/>	104011911111	345221	09.02.2021	<input type="checkbox"/>	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Выбрать/Снять все				
	<input checked="" type="checkbox"/>	A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время				
	<input checked="" type="checkbox"/>	A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови				
	<input checked="" type="checkbox"/>	A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО)				
	<input checked="" type="checkbox"/>	A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме				
	<input checked="" type="checkbox"/>	A12.05.027.004 ПВ				


Примечание – При изменении состава исследования внесенные изменения отображаются в ЭМК в назначении на лабораторное исследование.

4.4.3.6 Отклонение заявки

Отклонить можно новую заявку или заявку, по которой нет взятых проб. Отменить выполнение заявки нельзя, если заявка была отправлена в работу.

Для отклонения заявки:

- выберите заявку в списке;
- нажмите кнопку "Отклонить" на панели инструментов;
- отобразится форма "Выбор причины установки статуса":

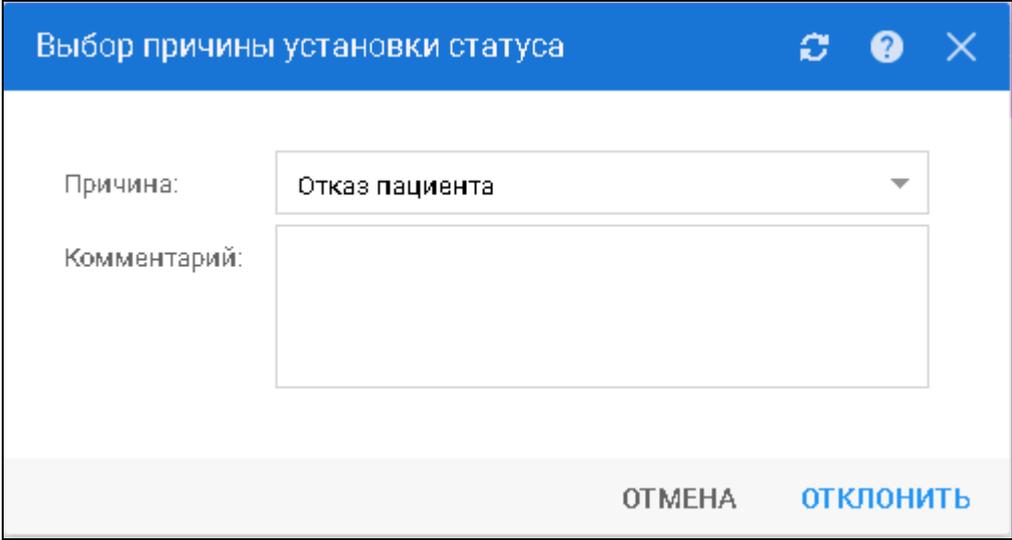

- укажите причину отмены направления при помощи выпадающего списка:
 - "1 Отказ пациента";
 - "3 Ошибочное направление";
 - "4 Неверный ввод";
 - "5 Смерть пациента";
 - "14 Отсутствуют реагенты";
 - "15 Отсутствует биоматериал";
 - "16 Обработка заявки заблокирована";
 - "18 Неявка пациента".
- при необходимости введите комментарий.
- нажмите кнопку "Выбрать" для подтверждения.

Заявка будет отменена, заявке будет присвоен статус "Отклонено". Заявка будет удалена из списка заявок АРМ.

Для просмотра списка отмененных заявок нажмите кнопку "Отклоненные заявки" () на боковой панели АРМ. При этом выполняется переход к форме "Журнал отклоненных заявок".

4.4.3.7 Отмена пробы

Для отмены пробы:

- выберите пробу в списке проб;
- нажмите кнопку "Отменить" на панели управления списком. Отобразится запрос подтверждения действия;


- подтвердите действие. Информация о взятии пробы будет удалена. Заявка переместится на вкладку "Новые".

4.4.3.8 Выбор тестов

Для упрощения работы выбор тестов может быть выполнен из списка работы с заявками/тестами без открытия дополнительных форм.

В списке заявок:

- выберите заявку;
- нажмите на символ треугольника в столбце "Тесты". Отобразится список тестов по заявке;

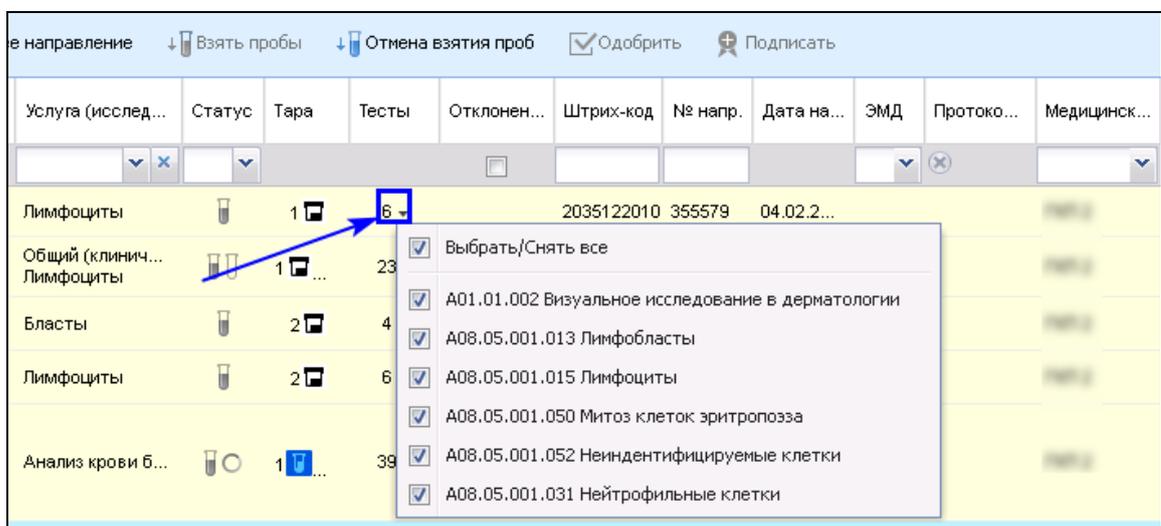

- установите флаг напротив тестов, которые необходимо отправить на исследование.

В списке проб:

- выберите пробу;
- нажмите на символ треугольника в левой части записи. Отобразится перечень тестов, а также панель управления списком тестов;

Код	Название теста	Результ...	Ед. изм.	Реф. зн.	Наименование ...	Комментарий	Плановое время вы...	Время вып...	Статус
<input checked="" type="checkbox"/>	Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР								
<input checked="" type="checkbox"/>	A03.09... Бронхоскопия	да						13:15 08 02...	Одобен
<input checked="" type="checkbox"/>	A26.01... Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающ...	Не обнару						13:15 08 02...	Одобен
<input checked="" type="checkbox"/>	A26.01... Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (H...	Да						13:15 08 02...	Одобен
<input checked="" type="checkbox"/>	A08.05... Цитологическое исследование мазка костного мозга	2						13:15 08 02...	Одобен
<input checked="" type="checkbox"/>	A08.05... Эритрокарициты	3						13:16 08 02...	Одобен

- установите флаг напротив тестов, которые необходимо отправить на исследование.

4.4.3.9 Отмена назначения теста

Для отмены назначения теста:

- откройте список проб или форму работы с заявкой;
- перейдите к списку тестов пробы;
- выберите тест;
- нажмите на панели управления список тестов кнопку "Отменить". Отобразится запрос подтверждения действия;
- подтвердите действие.

Выбранный тест будет исключен из исследования.

Для включения выбранных тестов в исследование нажмите кнопку "Назначить".

Примечание – Если заявка содержит всего один тест, тест нельзя отменить, при попытке отмены отобразится информационное сообщение: "Нельзя произвести отмену, т.к. в заявке не останется тестов".

4.4.3.10 Обновление списка заявок/проб

Для обновления списка нажмите кнопку "Обновить" на панели инструментов. Список будет синхронизирован с сервером.

4.4.3.11 Печать

Возможны следующие варианты печати:

- "Печать протокола исследования" – вывод на печать протокола лабораторного исследования. Протокол исследования выводится на бланке согласно настройкам. При печати протокола лабораторного исследования, подписанного ЭП, сформированный pdf-файл протокола исследования будет содержать ЭП. Доступны следующие режимы печати протокола исследования:
 - "Одиночная печать" – ни одна заявка не отмечена флагом, курсор находится на заявке, имеющей хоть одно одобренное исследование. В результате будет сформирован pdf-файл протокола исследования;
 - "Групповая печать" – несколько заявок отмечены флагом, среди отмеченных заявок есть хотя бы одна с одобренным исследованием. В результате будет сформирован pdf-файл, содержащий протоколы исследования тех заявок из числа отмеченных, которые находятся в статусе "Одобрённые". Протоколы исследования по разным заявкам в pdf-файле разделены разрывами страницы;
 - "Печать всего списка заявок" – печать всего списка заявок АРМ;
 - "Печать списка выбранных заявок" – печать выбранных заявок;
 - "Печать списка пациентов" – печать списка пациентов (активна, если выбран период в один день);
 - "Печать списка проб" – печать списка проб осуществляется только для заявок, отмеченных флагом;
 - "Печать штрих-кодов" – печать штрихкодов выбранных заявок.

Печать доступна на:

- главной форме АРМ;
- форме "Заявка на лабораторное исследование" (печать штрихкода, списка результатов теста).

Для вывода на печать заявок/списка заявок/списка проб:

- выберите заявку(и)/пробу(ы). Для печати всего списка выбирать заявки/пробы не требуется;
- нажмите кнопку "Печать";
- выберите необходимый пункт меню;
- на отдельной вкладке отобразится список заявок/проб. Используйте функции браузера для вывода на печать.

Для вывода на печать протокола исследований:

- отметьте заявки, по которым следует распечатать протоколы исследований при помощи установки флагов в первом столбце списка;
- нажмите кнопку "Печать";
- выберите соответствующий пункт меню "Печать протокола исследования";
- в результате будет сформирован файл в формате PDF, содержащий протоколы исследования отмеченных заявок, которые находятся в статусе "Одобрённые". Протоколы исследования по разным заявкам будут напечатаны на разных страницах. При печати протокола, подписанного ЭП, печатная форма протокола содержит штамп ЭП.

Для вывода на печать списка пациентов:

- установите при помощи панели настройки даты период, равный одному дню;
- нажмите кнопку "Печать";
- выберите необходимый пункт меню;
- на отдельной вкладке отобразится список пациентов на указанную дату. Используйте функции браузера для вывода на печать.


4.4.3.12 Печать штрихкодов

Печать штрихкода доступна:


- на форме "Заявка на лабораторное исследование";
- в Журнале заявок;
- в Журнале проб.

Для печати штрихкода на форме "Заявка на лабораторное исследование":

- выберите запись в журнале заявок. Отобразится форма "Заявка на лабораторное исследование";
- нажмите кнопку "Печатать" на панели управления списком услуг. Отобразится подменю;

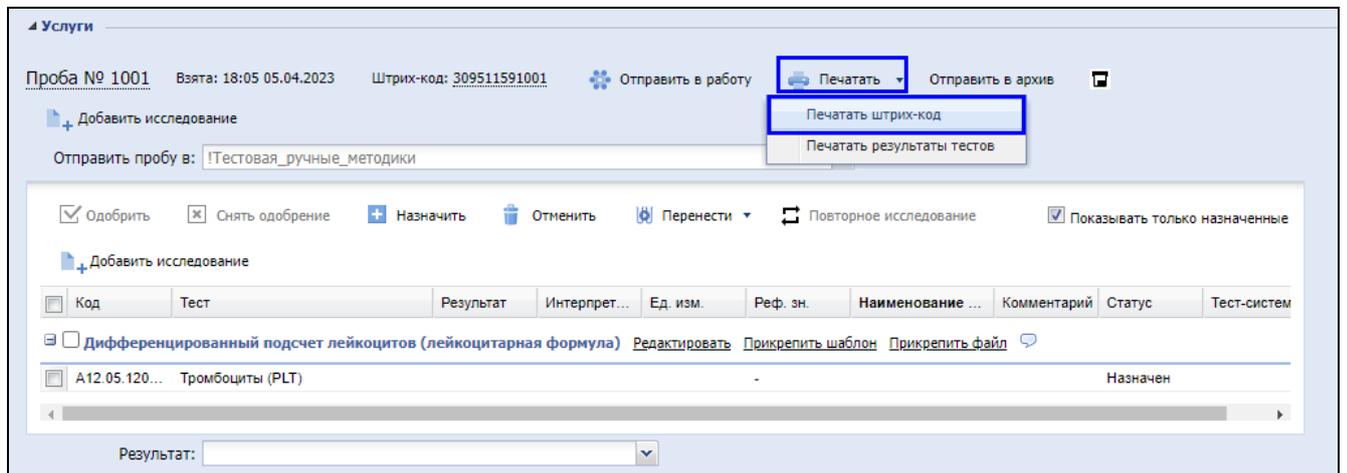

- выберите пункт "Печать штрих-кодов". В новой вкладке браузера отобразится печатная форма штрихкода в соответствии с настройками;
- распечатайте штрихкод.

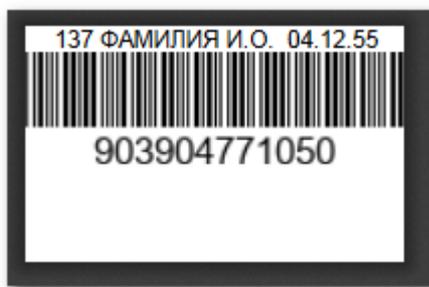

Для печати штрихкода из журнала заявок или проб:


- выберите запись в журнале заявок/проб;
- нажмите кнопку "Печать" на панели управления формой. Отобразится подменю;
- выберите пункт "Печать штрих-кодов". В новой вкладке браузера отобразится печатная форма штрихкода в соответствии с настройками;
- распечатайте штрихкод.

4.4.3.13 Работа с анализатором

Действие по выбору анализатора доступно для группы проб:

- перейдите на вкладку "Пробы";
- выберите несколько проб в списке;
- нажмите кнопку "Выбрать анализатор". Отобразится выпадающий список. В списке будут доступны для выбора "Ручные методики", а также доступные в Системе анализаторы;

- выберите нужный анализатор;
- нажмите кнопку "Отправить в работу".

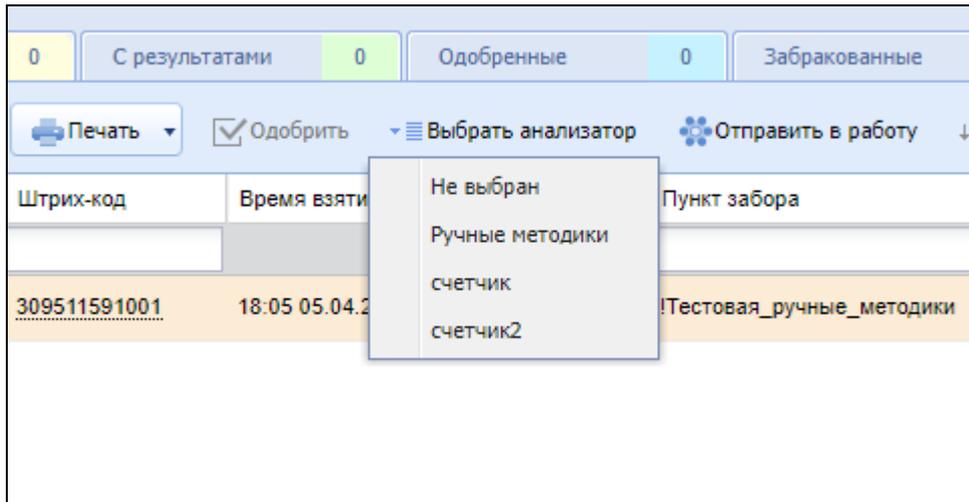


Производится проверка проб, отмеченных для отправки на анализатор. Если дата отправки на анализатор хотя бы одной пробы отличается от даты взятия пробы, то отобразится сообщение с предложением пересчитать штрихкод проб.


4.4.3.14 Добавление комментария к пробе

Для добавления комментария:

- перейдите на вкладку "Пробы";
- выберите пробу в списке;
- раскройте список с тестами;
- нажмите кнопку "Добавить комментарий" в строке с наименованием теста;

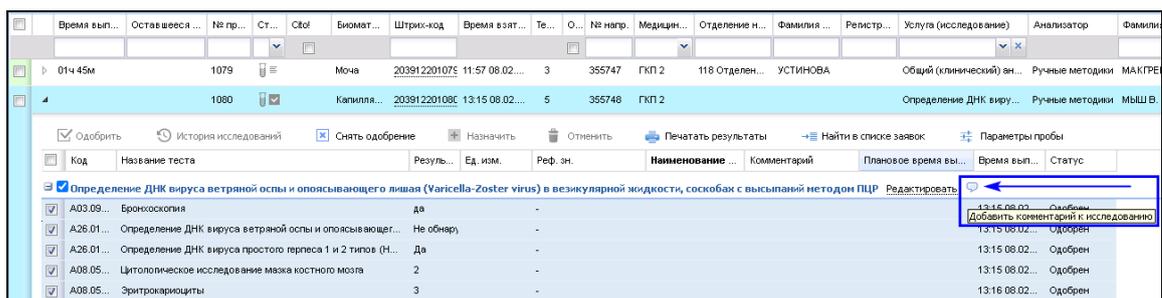

- отобразится строка для ввода комментария;

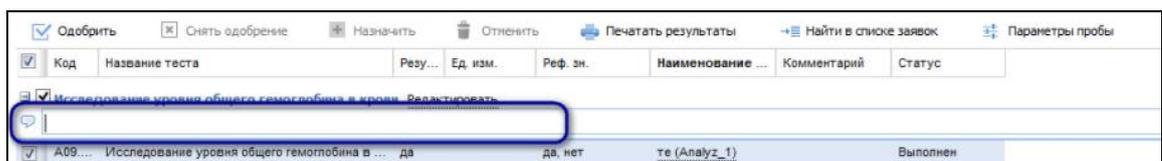

- введите комментарий.

4.4.4 Работа со штрих-кодом

При наличии технической возможности, наличия технического оборудования, обработка заявок может выполняться с использованием штрих-кодов, что облегчает дальнейшую обработку заявок на исследование.

Поиск заявки доступен путем считывания штрих-кода:

Подключенный сканер находится в режиме ожидания, поднесите заявку со штрих-кодом к сканеру. При получении кода:

- если имеется заявка с таким штрих-кодом – откроется соответствующая форма заявки;
- если заявки с таким штрих-кодом нет, отобразится форма добавления новой заявки со считанным кодом.

При отсутствии штрих-кода, его можно добавить и распечатать на стикерах для размещения на пробирке с пробой.

Штрих-код присваивается пробе после взятия. Если в заявке несколько проб, то каждой отдельной пробе присваивается отдельный штрих-код.

4.4.4.1 Печать штрих-кода

Печать штрих-кода доступна только для заявок, которым присвоен штрих-код.

Для печати штрих-кода принтер для печати на стикерах должен быть подключен к ПК пользователя, произведена необходимая настройка оборудования (установлены драйверы устройства). При печати штрих-кода учитываются настройки принтера штрих-кода.

Печать штрих-кодов описаны выше, в разделе "Печать штрих-кодов".

Штрих-код может быть распечатан на форме "Человек. Поиск".

4.4.4.2 Изменение штрих-кода

Для изменения штрих-кода кликните по номеру штрих-кода в списке/на форме "Заявка на лабораторное исследование." Укажите нужный номер.


При изменении штрих-кода происходит проверка на его уникальность, если он не уникален, то отобразится сообщение об ошибке уникальности.

В случае, если проверка пройдена успешно (ошибок не обнаружено) отобразится сообщение: "Штрих код изменен на #Штрих-код. Желаете изменить номер пробы на #4ПоследнихЦифрыШтрихкода?". Для подтверждения действия нажмите кнопку "Да". Будет

выполнена аналогичная проверка: 4-значный суточный номер должен быть свободен в пределах службы.

При отрицательном результате проверки отобразится сообщение об ошибке "Введенный номер занят. Необходимо ввести другой номер".

При положительном результате проверки отобразится сообщение: "Номер пробы изменен на #НомерПробы. Желаете изменить штрих-код на #№***?".

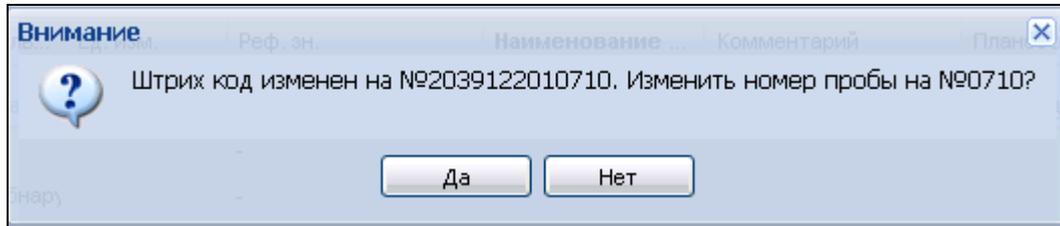

Присвоение заявке штрих-кода, распечатанного заранее

Сотрудник регистрационной службы лаборатории распечатывает штрих-коды без привязки к пробе.

Данные штрих-коды позднее присваиваются заявке в АРМ лаборанта или АРМ сотрудника пункта забора биоматериала.

Сотрудник лаборатории или сотрудник пункта забора биоматериала присваивает штрих-код заявке при взятии пробы.

Для присвоения ранее распечатанного штрих-кода заявке:

- на форме "Заявка на лабораторное исследование" выберите исследование;

Заявка на лабораторное исследование

ТЕСТ РАБОЧЕЕ МЕСТО, 01.01.1980 (Возраст: 41)

Направление

Номер направления: 345413 +

Дата направления: 17.02.2021

Кем направлен: _____

Организация: 10010833

Отделение: _____

Палата: _____

Врач: _____

Cito!

Комментарий: _____

Вид оплаты: 1. ОМС

Услуги

Проба № 1021 Взята: 13:11 17.02.2021 Штрих-код: 104811491021 Отправить в работу Печатать

Отправить пробу в: Лаборатория НексМед

Одобрить Снять одобрение Назначить Отменить Перенести Показывать то

<input type="checkbox"/>	Код	Тест	Результат	Ед. изм.	Реф. зн.	Наименование ...	Комментар...

Добавить исследование

Результат: _____

Ограничения

Сохранить ? Помощь Отмена

- нажмите кнопку "Взять пробу". Отобразится поле "Штрих-код";
- считайте штрих-код с помощью сканера или введите вручную;

- для ввода вручную установите курсор на значение штрих-кода. Поле станет доступным для редактирования;
- введите значение штрих-кода, ранее присвоенного пробе;
- сохраните заявку.

Штрих-код будет связан с заявкой.

4.4.5 Ввод данных о взятии пробы по заявке на лабораторное исследование

Ввод информации о взятии пробы:

Быстрый ввод данных:

- выберите заявку/заявки в списке главной формы АРМ, установив флаг напротив нужной записи;
- нажмите кнопку "Взять пробу" на панели управления списком. Пробе(ам) будет присвоен штрих-код(ы), указана дата взятия биоматериала. Заявка переместится на вкладку "В работе";
- для печати штрих-кода(ов) выберите заявку(и) в списке, нажмите кнопку "Печать", выберите пункт "Печать штрих-кодов". Для изменения штрих-кода кликните по номеру штрих-кода в списке и укажите нужный номер.

4.4.6 Ввод результатов исследования по заявке

Ввод информации о результатах исследования может быть выполнен:

- вручную – данные заполняются пользователем АРМ;
- автоматически – данные исследования получают с анализатора, проверяются и подтверждаются пользователем АРМ.

Примечания

- а) Для обработки заявки в автоматическом режиме на анализаторе для услуги должна быть указана связь с услугами ГОСТ-2011.
- б) При условии наличия на службе единственного анализатора, выполняющего услугу, заявка в ЛИС отправляется автоматически при фиксации забора крови.


4.4.6.1 Получение результатов исследования с анализатора

В зависимости от типа исследования, уровня автоматизации рабочего места пользователя получение данных с анализатора может выполняться следующим образом:

- создание задания для анализатора и получение результатов по выбранным пробам;
- ввод результатов исследования вручную.

Получение данных по выбранным пробам с анализатора (автоматически):

- а) выберите пробу/пробы в списке на вкладке "Новые пробы". Выбор проб доступен так же при помощи считывания данных штрихкода;
- б) нажмите кнопку "Отправить в работу". Проба переместится на вкладку "В работе". Для тестов, исследуемых на анализаторе, в списке должен быть указан анализатор. После обработки данных на анализаторе, информация будет передана в Систему;
- в) выберите пробу на вкладке "В работе," нажмите кнопку "Проверить результат";
- г) проверьте полученный результат по тестам пробы, нажмите кнопку "Одобрить".

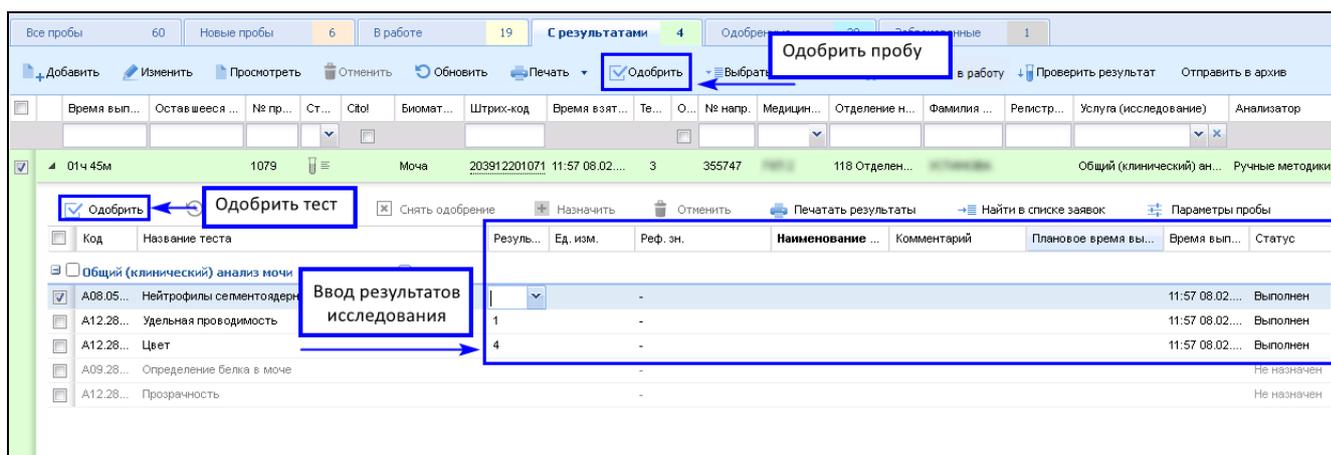

Быстрый ввод данных:

- перейдите к списку работы с пробами;

- выберите пробу/пробы в списке главной формы АРМ, откройте список работы с тестами;
- укажите информацию об исследовании:
 - выберите тест;
 - таблица доступна для интерактивного ввода данных. Двойным щелчком левой кнопки мыши выберите ячейку в столбце "Результат". Введите данные исследования;
 - укажите необходимые параметры в столбце "Ед.изм".
- выберите тест/тесты с результатами исследования;
- нажмите кнопку "Одобрить" для подтверждения ввода результатов на панели управления списком проб. Проба переместится на вкладку "Одобренные." Заявка переместится на вкладку "Одобренные" с результатом "Выполнено частично", если для заявки было выполнено одна или несколько проб, и с результатом "Выполнено" если все тесты по заявке были выполнены.

Код	Название теста	Результат	Ед. изм.	Реф. зн.	Наименование ...	Время вып...	Статус
A09.28.003	Определение белка в моче	5	-	-		14:17 25.0...	Одобрен
A09.28.020	Тест на кровь в моче	1	-	-		15:56 24.0...	Одобрен

При наличии настроенных правил автовалидации одобрение тестов происходит автоматически после ввода или получения результата. При этом статус теста изменяется на "Одобрен".

Если необходимо найти заявку по выбранной пробе, нажмите кнопку "Найти в списке заявок".


4.4.7 Ввод исследований по шаблону

Доступен ввод результатов лабораторной услуги с использованием шаблонов документов.

Для указания результата при помощи шаблона:

- выберите заявку в списке и откройте ее на редактирование;
- для выполненной услуги нажмите ссылку "Прикрепить шаблон" (отображается только для исследований, по которым взяты пробы);
- отобразится форма "Шаблоны документов", которая содержит только шаблоны результатов оказания параклинических услуг;
- выберите шаблон в списке и нажмите кнопку "Выбрать";

- выбранный шаблон отобразится на форме "Результат лабораторного исследования". Укажите результаты;

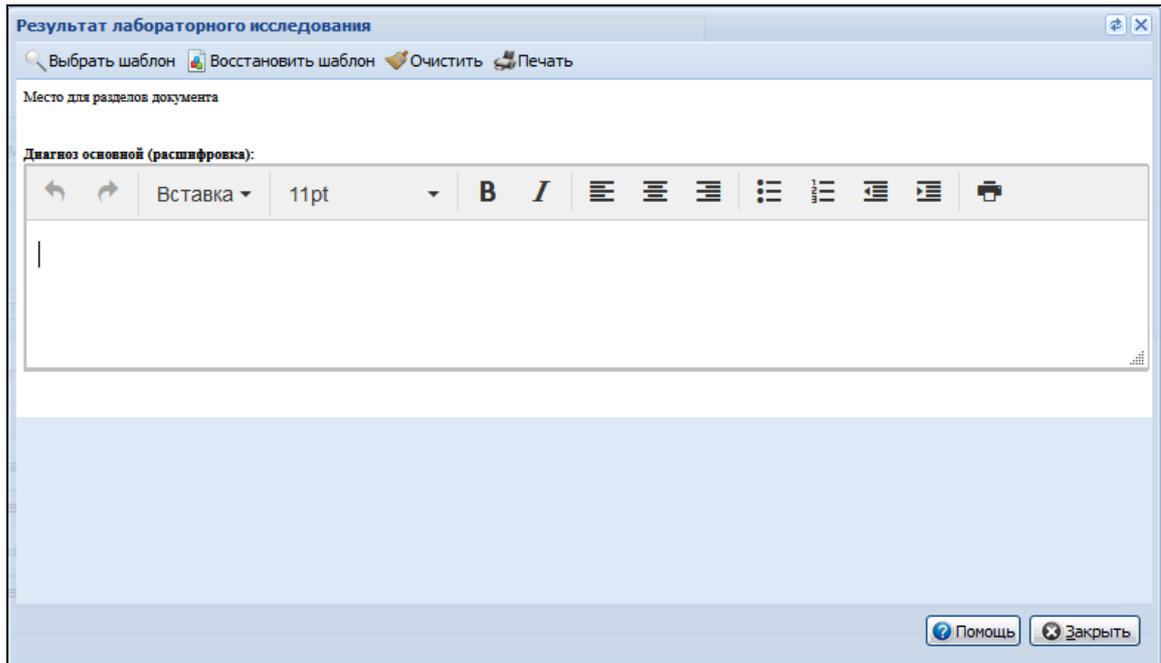

- нажмите кнопку "Закреть".

Результат исследования отобразится под наименованием услуги в виде ссылки с порядковым номером результата. Для просмотра или редактирования результата нажмите ссылку.

Для удаления результата нажмите ссылку "Удалить" справа от результата.

Результат по шаблону может также быть добавлен на вкладке "Пробы" в таблице услуг/тестов.

Доступ к форме "Шаблоны документов" возможен также по соответствующей кнопке на боковой панели АРМ. Форма будет открыта с предустановленными и недоступными для редактирования фильтрами "Параклиническая услуга" и "Протокол лабораторного исследования" и возможностью фильтрации по услугам, доступным для лаборатории пользователя.

4.4.8 Отмена одобрения результатов теста

Для отмены одобрения результатов теста:

- выберите пробу;
- откройте список тестов;
- выберите тест;
- нажмите кнопку "Снять одобрение".

4.4.9 Просмотр истории исследований

Для просмотра истории исследований:

- выберите нужную пробу из списка на вкладке "Одобрённые";
- раскройте запись о пробе в списке. Для этого нажмите кнопку в виде треугольника в строке соответствующей записи. Отобразится таблица с тестами для данной пробы;
- для просмотра истории исследования нажмите кнопку "История исследований" на панели управления.

Отобразится форма "История исследований".

Форма "История исследований" содержит:

- "Данные пациента" – поле-заголовок, недоступно для редактирования, отображается информация о пациенте:
 - пиктограмма пола;
 - Ф. И. О. пациента;
 - дата рождения;
 - возраст;
- панель фильтрации;
- область просмотра истории исследований (в табличном или графическом виде);
- переключатель "Таблица/График" – кнопки переключения режима отображения области просмотра исследований.

История исследований

Иванушкин Александр Валерьевич 09.11.1985 (35 лет)

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВ 08.02.2021

Выбрать все
 Определение РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) в образцах фекалий методом ПЦР 1
 SARS-CoV-2 5

A26.19.075.001 Определения РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) в образцах фекалий методом ПЦР 1

Одобрен	Рез-т	Ед. из...	Реф. зн.	МО проведения	Коммент.	История
04.02.2021 14:09	2					

A26.08.046.002 SARS-CoV-2 5

Одобрен	Рез-т	Ед. из...	Реф. зн.	МО проведения	Коммент.	История
04.02.2021 14:09	Не найд...		Отрицате...			
21.12.2020 13:07	Положи...		Отрицате...			
18.12.2020 17:35	Положи...		Отрицате...			
18.12.2020 17:23	Отрицат...		Отрицате...			
04.12.2020 09:04	3					

ЗАКРЫТЬ

Панель фильтров содержит:

- поле выбора дат – при открытии формы отображается вся история результатов с первой по текущую дату. При выборе периода дат происходит фильтрация по дате одобрения теста;
- перечень тестов – перечень тестов в пробе (имеющей несколько одобренных результатов), при установке флага напротив теста, тест отображается в области просмотра исследований.

4.4.9.1 Просмотр истории исследований в табличном виде


Описание полей табличной области:

- код и наименование теста – строка заголовков, недоступна для редактирования. Выводится код теста по ГОСТ и мнемоника теста (при наличии, иначе – наименование);
- количество тестов – поле для чтения, количество одобренных тестов. При изменении периода в фильтре дат отображается количество одобренных тестов за выбранный период;
- "Одобрен" – поле для чтения, выводится информация о дате и времени одобрения результата:
 - если поле "Дата одобрения результата" не заполнено, выводится информация о дате установке значения;
- "Результат" – поле для чтения, результат теста:
 - если результат не входит в референсные значения, значение поля подсвечено красным цветом;
- "Ед. изм." – поле для чтения, единица измерения теста;
- "Реф. зн." – поле для чтения, референсные значения для теста:
 - для количественных тестов отображается в виде "нижнее – верхнее значение";
 - для качественных тестов отображается в виде референсного значения;
- "МО проведения" – краткое наименование МО проведения теста, лаборатории проведения;
- "Комментарий";
- "История" – поле с гиперссылкой "Подробнее", просмотр истории изменения результатов исследования. Поле отображается, если для теста изменялись результаты исследования. При наведении на гиперссылку отображается всплывающее окно с данными, доступными только для просмотра:
 - дата и время одобрения – информация о дате и времени одобрения результата;
 - "Результат" – информация о результате исследования;
 - "Комментарий";
 - "Ф.И.О." – информация о сотруднике, обновившем запись.

4.4.9.2 Просмотр истории исследований в виде графика

Область графика содержит:

- код и наименование теста – заголовок графика;
- количество тестов – количество одобренных тестов;
- подписи на графике;
- подсказки.

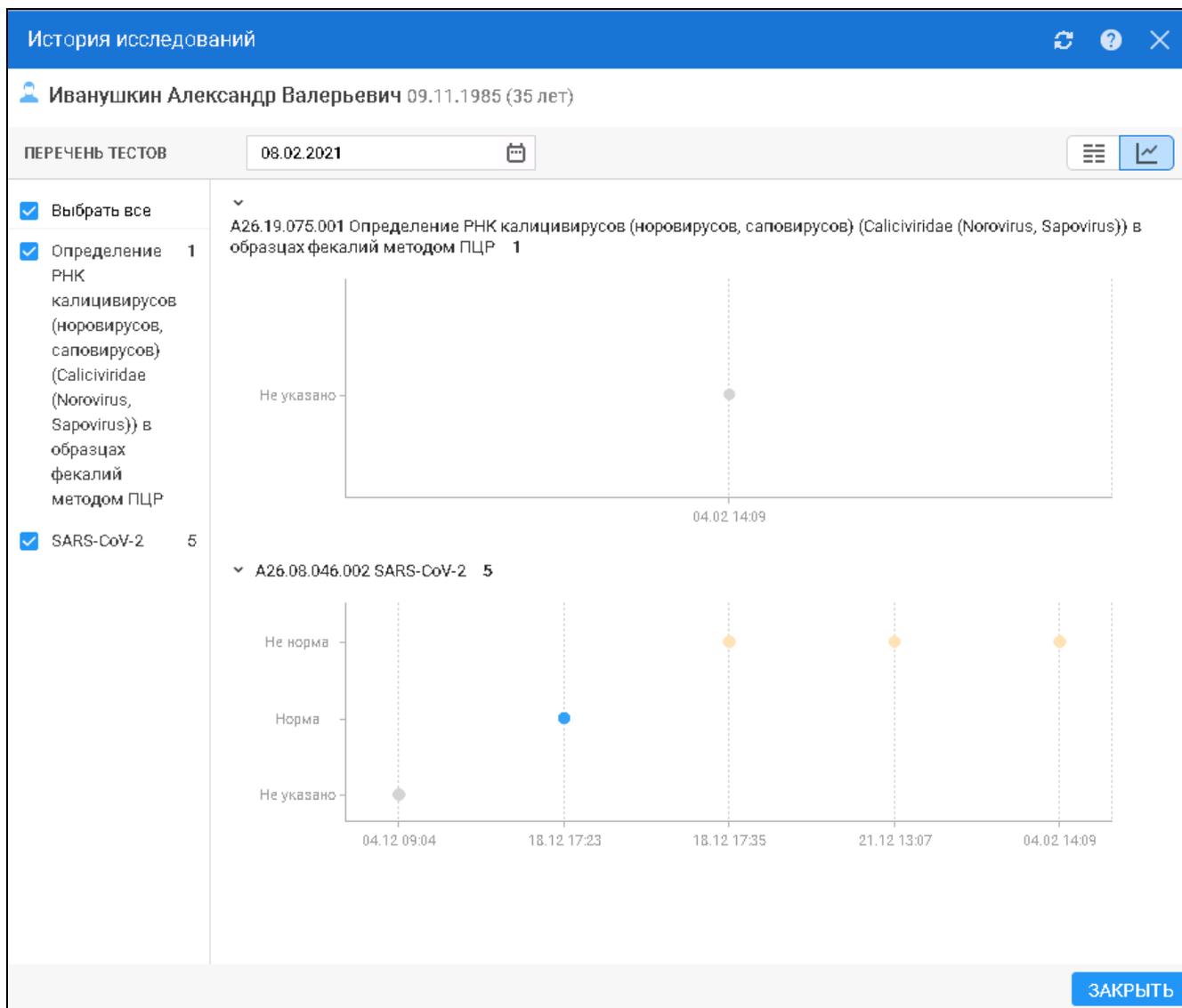

4.4.9.3 Особенности подписей осей графика

Подписи осей для количественных тестов:

- по оси X – период дат, в подписи указываются даты и время одобрения результатов теста от даты первого удовлетворяющего условиям теста до последнего;
- по оси Y – значения результатов тестов.

Подписи осей для качественных тестов:

- по оси X – период дат, в подписи указываются даты и время одобрения результатов теста от даты первого удовлетворяющего условиям теста до последнего;
- по оси Y – три поля слева направо:
 - "Норма";
 - "Не указано" – не отображается, если для всех тестов, включенных в график, указаны референсные значения;
 - "Не норма".

4.4.9.4 Всплывающие подсказки

При наведении клавиши мыши на значение на графике выводится всплывающая подсказка. Подсказка содержит следующие поля:

- "Одобен" – дата и время одобрения в формате дд//мм/гггг чч:мм;
- "Результат, ед.изм (при наличии)";
- "Референсные значения";
- "МО проведения".

4.4.10 Выполнение объединенной заявки

Выполнение назначений производится в АРМ лаборанта, АРМ регистрационной службы лаборатории. Если назначения были объединены в одно направление, в заявке отображаются все исследования, назначенные на пациента.

В рамках одной заявки доступна работа с несколькими исследованиями. Для добавления исследований в пробу нажмите кнопку "Добавить исследование".

Для забора пробы для всех или нескольких тестов:

- отметьте флагами необходимые тесты;
- нажмите кнопку "Взять пробу".

Пользователю доступно создание новых проб и перенос тестов между пробами. Для переноса тестов в другую пробу:

- Отметьте флагами необходимые тесты.
- Нажмите кнопку "Перенести".
- Выберите пункт с номером пробы, в которую необходимо перенести тест, или "Новая проба" - для создания новой пробы.

Если биоматериал в пробе один и тот же, но с разных анализаторов, то анализатор автоматически не подгружается, его следует выбрать в выпадающем списке.

4.4.11 Ведение расписания

Для добавления или изменения расписания предназначена форма "Редактирование расписания", вызов которой осуществляется нажатием кнопки "Ведение расписания" на боковой панели АРМ.

Особенности редактирования расписания для службы и сотрудника центра удаленной консультации из АРМ регистратора поликлиники, АРМ сотрудника центра удалённой консультации, АРМ администратора МО описаны в справке "Настройка расписания для службы ЦУК и сотрудника АРМ ЦУК".

- для расписания работы врача:

Мастер редактирования расписания | Врач : **Фамилия Имя Отчество / неврологии / неврологии. пол-ка**

ЛПУ: **МО** | ← Предыдущий 26.10.2017 | → Следующий | Обновить | Создать расписание | Печать

ЛПУГБУЗ Кузнецкая межрайонная больница

- Поликлиника
 - 112. акушерству и гинекологии (за и
 - 2. стоматологии. пол-ка_3
 - 53. неврологии. пол-ка**
 - 75. Терапии. пол-ка_6
- Проверка отображения служб(2)
- Круглосуточный стационар
- 23
- Льневной стационар

Примечание на врача

ЧТ 26	ПТ 27	СБ 28	ВС 29	ПН 30
08:00	08:00	08:00		
08:15	08:15			
08:30	08:30			
08:45	08:45			
09:00	09:00			
09:15	09:15			
09:30	09:30			
09:45	09:45			
Заполнить расписание				
Добавить доп. бирку				
Создать примечание				
Список записанных				
Очистить день				

Фильтр 1 / 1

ФИО врача: **Фамилия Имя Отчество / неврологии / неврологии. пол-ка**

- для расписания службы:

Мастер редактирования расписания Служба : Врачебная комиссия					
ЛПУ: МО	← Пред. 26.10.2017 → След. Обновить Создать расписание Печать				
ЛПУГБУЗ Кузнецкая межрайонная больница ФАП Травм.пункт Приемное 787. терапии. прием Службы уровня ЛПУ Врачебная комиссия Медицинская статистика Отдел кадров Проверка отображения служб Регистратура поликлиники	ЧТ 26	ПТ 27	СБ 28	ВС 29	ПН 30
	08:00	08:00			
	08:15	08:15			
	08:30	08:30			
	08:45	08:45			
	09:00	09:00			
	09:15	09:15			
	09:30	09:30			
	09:45	09:45			
	Заполнить расписание	Заполнить расписание	Заполнить расписание	Заполнить расписание	Заполнить расписание
Добавить доп. бирку	Добавить доп. бирку	Добавить доп. бирку	Добавить доп. бирку	Добавить доп. бирку	
Примечание	Примечание	Примечание	Примечание	Примечание	
Список записанных	Список записанных	Список записанных	Список записанных	Список записанных	
Очистить день	Очистить день	Очистить день	Очистить день	Очистить день	

- для расписания работы ресурса:

Мастер редактирования расписания Ресурс : Функциональная диагностики					
ЛПУ: МО	← Пред. 26.10.2017 → След. Обновить Создать расписание Печать				
ЛПУГБУЗ Кузнецкая межрайонная больница Дневной стационар Параклиника 111. функциональной диагностики. г Функциональная диагностики 38. лабораторной диагностики. пар. ФАП Травм.пункт 567. травматологии и ортопедии. т Приемное	ЧТ 26	ПТ 27	СБ 28	ВС 29	ПН 30
	08:00	08:00			
	08:15	08:15			
	08:30	08:30			
	08:45	08:45			
	09:00	09:00			
	09:15	09:15			
	09:30	09:30			
	09:45	09:45			
	Заполнить расписание	Заполнить расписание	Заполнить расписание	Заполнить расписание	Заполнить расписание
Добавить доп. бирку	Добавить доп. бирку	Добавить доп. бирку	Добавить доп. бирку	Добавить доп. бирку	
Создать примечание	Создать примечание	Создать примечание	Создать примечание	Создать примечание	
Список записанных	Список записанных	Список записанных	Список записанных	Список записанных	
Очистить день	Очистить день	Очистить день	Очистить день	Очистить день	

Общий порядок действий по заполнению расписания:

- выберите в левой части экрана элемент структуры: отделение, врача, службу в целом или услугу службы;
- нажмите кнопку "Заполнить расписание"/"Создать расписание";
- укажите параметры приема: дату приема, начало и окончание приема, длительность приема, тип бирки;
- нажмите кнопку "Создать расписание". Отобразится форма с заданным расписанием работы.

Форма "Список записанных" предназначена для просмотра списка записанных на день пациентов.

Мастер выписки направлений | ГБУЗ ГП № 3 > ПОЛИКЛИНИКА > ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВНА (профпатолог) > 27.06.2022 > Список записанных

Направление в другую МО


← Предыдущий 27.06.2022 → Следующий Обновить Печать Печать списка пациентов

Пациент	Номер амб. карты	Дата рождения	Адрес	Место работы/учебы	Участок	Телефон	Прикреплен	Прием	Оператор
08:00 Свободно									
08:15 Свободно									
08:30 Свободно									
08:45 Свободно									
09:00 Свободно									
09:15 Свободно									
09:30 X Занято		13.07.1982					ГП 2		
09:45 Свободно									
Итого 1 человек									

Помощь Закрыть

Для просмотра списка записанных пациентов:

- нажмите кнопку контекстного меню "Список записанных" (область работы с расписанием формы "Мастер редактирования расписания");

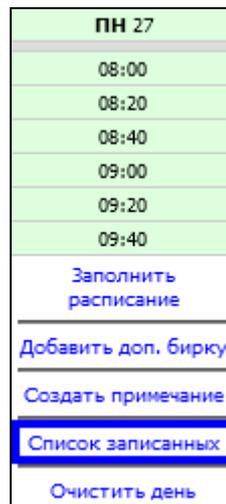

Примечание – Кнопка доступна только для пользователей той же МО, в которой находится объект расписания.

- отобразится список записанных на выбранный день для соответствующего врача.

Форма представляет собой таблицу:


- в столбце "Пациент" указано Ф. И. О. пациента, записанного на прием;
- в столбце "№ амбулаторной карты" номер карты отображается в виде гиперссылки, по нажатию отображается форма прикрепления к текущей МО;
- если прием состоялся, то информация об этом отобразится в поле "Прием" (будет установлен флаг);
- в столбце "Прикреплен" отображается актуальная на дату записи МО основного прикрепления.

4.4.12 Работа с реактивами

4.4.12.1 Работа со справочником реактивов

Для редактирования и просмотра списка доступных реактивов предназначен раздел "Реактивы" номенклатурного справочника.

Для вызова формы нажмите кнопку "Реактивы" и выберите пункт "Справочник реактивов", отобразится форма "Номенклатурный справочник".

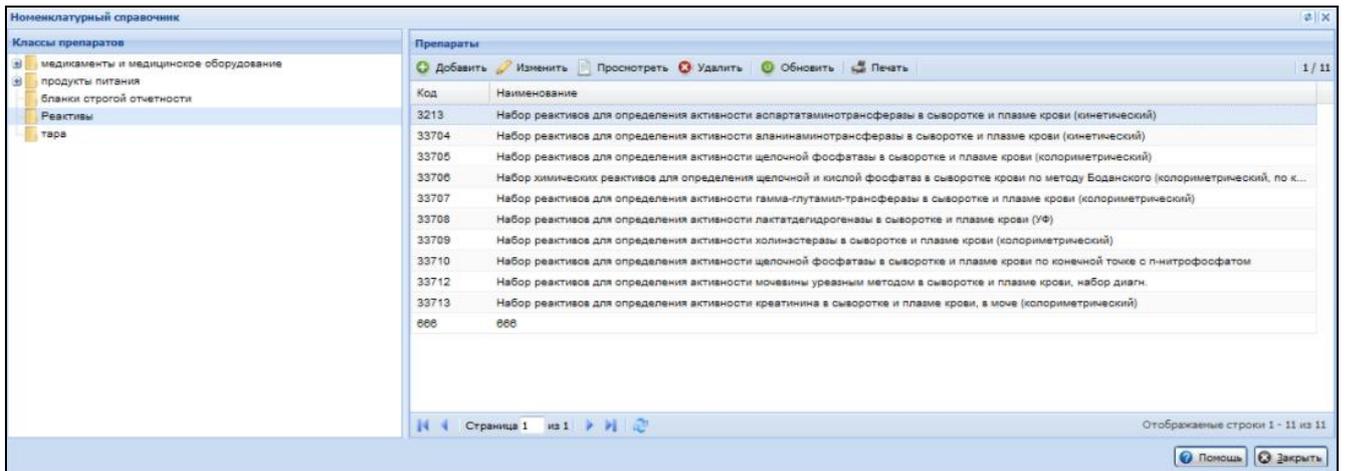

Для добавления набора реактивов:

- вызовите форму "Номенклатурный справочник";
- выделите раздел "Реактивы";
- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления списком реактивов в правой части формы. Отобразится форма "Номенклатурная карточка: Добавление";
- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить".

Набор реактивов будет добавлен в список и будет доступен для указания нормы расхода.

4.4.12.2 Ввод нормативов расхода реактивов

В АРМ лаборанта доступен ввод нормы расхода реактивов при оказании услуг отделения (комплексных или простых) на указанном анализаторе или "в среднем" по лабораторной службе.

Нажмите на боковой панели кнопку "Реактивы" и выберите пункт "Нормативы расхода".

4.4.12.3 Просмотр остатков реактивов

Для просмотра остатков реактивов нажмите кнопку "Реактивы" на боковой панели АРМ и выберите пункт "Просмотр остатков". Отобразится форма "Просмотр остатков".

Для вызова формы нажмите на боковом меню АРМ кнопку "Просмотр регистра остатков" / "Остатки медикаментов" (название кнопки может отличаться в зависимости от АРМ вызова). В зависимости от места вызова формы по умолчанию заполняются поля формы. Форма может быть использована для:

- просмотра остатков отделения – отображаются остатки складов отделения МО;
- просмотра остатков по ГК – отображаются остатки Минздрава (медикаменты, которые можно включить в разрядки на поставку и выписку рецептов). Доступно в АРМ специалиста ЛЛО ОУЗ;
- просмотра остатков организации пользователя;
- просмотра остатков по складам Аптек и РАС.

При выборе одного из пунктов отобразится форма "Просмотр остатков", содержащая список медикаментов.

Просмотр остатков

Нажмите на заголовок чтобы свернуть/развернуть панель фильтров

Организация: Аптеки и Региональный склад ДЛО

Тип субсчета: 1. Доступно

Территория	Организация	Склад	Тип субсчета	МНН	Код ПП	№ РУ	Торговое наим.	Форма выпуска	Дозировка	Фасовка	Ед. учета	Упаковка	Кол-во	Ед. лек. формы
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Бортезомиб	ЛП-002939	БартизарФ	лиоф. д/р-ра ...	3.5 мг	1	уп.	пачка картонная	100.00	лиоф. д/р-ра для в...		
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Трамадол	ЛС-001884	Трамадол	капс.	100 мг	100	уп.	пачка картонная	200.00	капс.		
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Амлодипин	10561016	ЛС-001969	Амлодипин-Биоком	табл.	10 мг	24	уп.	пачка картонная	122.00	табл.	
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Соматропин	П N0151411...	ХуматронФ	лиоф. д/р-ра ...	12 мг	1,3 мл (ка...	уп.	упаковка контурна...	33.00	лиоф. д/р-ра для п...		
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Бозентан	ЛП-005428	Бозентан Канон	табл. п.п.о.	125 мг	28, 125 мг	уп.	пачка картонная	45.00	табл. п.п.о.		
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Бозентан	ЛП-005428	Бозентан Канон	табл. п.п.о.	125 мг	56, 125 мг	уп.	пачка картонная	40.00	табл. п.п.о.		
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Азитромицин	ЛП-002802	Суматридон Солонин Таблетс	табл. дисперг.	125 мг	40	уп.	пачка картонная	5.00	табл. дисперг.		
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Амлодипин	10561016	ЛС-001969	Амлодипин-Биоком	табл.	10 мг	24	уп.	пачка картонная	100.00	табл.	
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Атропин	ЛСР-00278...	Атропин	р-р д/инж.	1 мг/мл	5, 1 мл (ам...	уп.	пачка картонная	100.00	р-р д/инж.		
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Фосфазид	P N0017051...	НиквеирФ	табл.	200 мг	30	уп.	коробка (коробочка)	100.00	табл.		
Аптека	Склад Аптеки Вла...	Доступно	Трамадол	1	ЛС-001884	Трамадол	капс.	100 мг	14	уп.	пачка картонная	100.00	капс.	

Страница 1 из 1

Документы учета

Статус	№	Дата	Тип документа	Поставщик	Получатель
Исполнен	2/6-180101078	24.02.2022	Приходная накладная	ООО Поставщик / Главный склад	Аптека / Склад Аптеки Владимир

Фильтр формы состоит из вкладок "Организация", "Финансирование", "Медикаменты", "Классификация" и "Производитель".

Поля фильтра "Организация":

- "Тип организации" – поле не редактируется, если форма вызвана под организацией с типом МО. Значение по умолчанию зависит от типа организации пользователя. Выбирается значение из выпадающего списка:
- "ТОУЗ" – для отображения остатков по Минздраву;

- "МО" – для отображения остатков по разрядам МО;
- "Поставщик" – для отображения не поставленных ЛС по контрактам;
- "Аптеки и Региональный склад ДЛО" – значение по умолчанию при просмотре остатков по складам Аптек и РАС.
- "Организация" – выбирается значение из справочника. Значение по умолчанию организация пользователя, если просматриваются остатки организации пользователя. Поле не редактируется, если форма вызвана под организацией с типом "МО";
- "Подразделение" – поле не видимо, если организация пользователя не является МО. Фильтр на список подразделений, доступных для выбора – подразделения МО, указанной в поле "Организация". Значение по умолчанию – подразделение, соответствующее уровню структуры МО, на котором прописан запущенный АРМ товароведа или АРМ постовой медсестры. Поле редактируется, если АРМ запущен на уровне МО;
- "Отделение" – поле не видимо, если организация пользователя не является МО. Автозаполнение поля: отделение, в котором создан склад, выбранный в поле "Склад" (в случае, если поле "Склад" редактируемо). Поле редактируется, если АРМ запущен на уровне МО или подразделения МО;
- "Служба" – автоматически заполняется данными службы, из которой вызвана форма. Поле видимо, в режимах "Просмотр остатков кабинета вакцинации", "Просмотр остатков Лаборатории";
- "Склад" – значение по умолчанию "склад", первый в списке складов службы АРМ товароведа, у которого период действия не закрыт. Если данное поле не заполнено, отображаются остатки всей Организации;
- "Тип субсчета" – выбирается одно из следующих значений выпадающего списка:
 - "Доступно";
 - "Зарезервировано";
 - "В пути";
 - "Блокировано".
- "Территория" – выбирается значение из справочника территорий, используемых в адресах и территориях обслуживания. Поле не видимо в случае просмотра остатков организации пользователя, если организация пользователя – МО;
- Флаг "Учитывать резервирование" – указывается признак для уменьшения остатков аптек на резерв под выписанные рецепты. Флаг отображается при

вызове формы в режиме "Просмотр остатков Аптек и РАС". По умолчанию флаг не установлен;

- Флаг "Показывать остатки по сети" – указываются остатки по всем складам организаций, для которых организация, указанная в поле "Организация", является головной. Флаг отображается при вызове формы в режиме "Остатки складов аптек и РАС" или режим формы "Остатки организации пользователя".

Поля фильтра "Финансирование":

- "№ ГК" – номер государственного контракта, выбирается значение из выпадающего списка;
- "Наименование" – поле ввода;
- "Дата";
- "Год" – в списке отобразятся медикаменты, закупленные по контрактам, действующих в указанном году;
- "Источник финансирования" – выбирается значение из справочника;
- "Статья расхода" – выбирается значение из справочника;
- "Тип учета" – значение выбирается из выпадающего списка. Если значение указано, то при поиске отображаются партии медикаментов с указанным типом учета.

Поля фильтра "Медикаменты":

- "Код" – поле ввода;
- "Код компл. МНН";
- "МНН" – выбирается значение из справочника;
- "Торг. наименование" – выбирается значение из справочника;
- "Форма выпуска" – выбирается значение из справочника;
- "Серия выпуска";
- "Ед.учета" – поле с выпадающим списком для выбора единиц измерения, в которых учитываются остатки. Выбирается значение из справочника "Единицы измерения товара";
- "Фальсификат" – признак для поиска серий, признанных фальсифицированными или забракованными;
- "Остаточный срок годности (мес.) от, до" – период остаточного срока годности, начиная от текущей даты в месяцах:

- в поле от указывается нижняя границу остаточного срока годности. Если указано значение 0, то в список остатков будут включены ЛС и с истекшим сроком годности;
- в поле до – указывается верхняя граница срока годности.
- "Товар без движения (количество дней)" – поле ввода для указания количества дней, в течение которых не было операций прихода–расхода по товарной позиции.

Если ни одно из полей не заполнено или указаны нулевые значения, то фильтр не будет установлен и отобразятся все остатки.

Поля фильтра "Классификация":

- "Фармгруппа" – выбирается значение из справочника;
- "АТХ" – выбирается значение из справочника;
- "ФТГ" – выбирается значение из справочника;
- "Сильнодействующие" – выбирается значение из справочника;
- "Наркотические" – выбирается значение из справочника;
- "ПКУ" – флаг для фильтрации медикаментов в списке по признаку включения в группу предметно-количественного учета.

Поля фильтра "Производитель":

- "Фирма" – выбирается значение из справочника;
- "Страна" – выбирается значение из справочника.

Для поиска остатков реактивов и медикаментов введите необходимые параметры фильтра и нажмите кнопку "Найти" в нижней части формы.

Для очистки фильтра нажмите кнопку "Сброс" в нижней части формы.

4.4.12.4 Список медикаментов

Список медикаментов представлен в виде таблицы, которая содержит столбцы:

- "Территория";
- "Организация";
- "Склад";
- "Тип субсчета";
- "МНН";
- "Код ЛП";
- "Торговое наим." – торговое наименование из справочника медикаментов;

- "Форма выпуска" – форма выпуска из справочника медикаментов;
- "Дозировка" – дозировка из справочника медикаментов;
- "Ед. учета" – краткое наименование единиц учета товара, если в регистре остатков определены единицы учета товара. Иначе – уп.;
- "Кол-во" – данные о количестве единиц измерения в остатке;
- "Ед. лек. Формы" – краткое наименование единиц измерения, заданных для комплексного МНН медикамента из остатков в справочнике Количество товара в потребительской упаковке, либо краткое наименование лекарственной формы, указанное в справочнике медикаментов. Данные в ячейке отображаются красным цветом. Отображается, если:
 - форма открыта в режиме "Просмотр остатков организации пользователя" и выбранная организация – организация пользователя МО;
 - в фильтрах формы просмотра остатков указаны значения полей "Тип организации" – "МО", "Организация" – организация с типом МО.
- "Цена" – отображается значение из регистра остатков;
- "Сумма" – выводится сумма из регистра остатков;
- "Серия выпуска";
- "Срок годности";
- "Партия";
- "Дата поступления" – в колонке выводится дата поступления товара на склад.

Доступные действия над записями списка:

- "Просмотреть" – просмотреть данные о выбранной записи;
- "Обновить" – обновить список;
- "Печать":
 - "Печать" – печать выбранной строки;
 - "Печать текущей страницы";
 - "Печать всего списка".
- "Карточка партии" – формирование отчет о движении по партии медикамента, поступившего на склад;
- "Экспорт в CSV" – формирование файла формата CSV для экспорта результатов поиска.

Список документов учета

В списке отображаются документы учета, связанных с записью в регистре остатков, по выбранному медикаменту в списке выше.

Столбцы списка:

- "Статус" – статус документа учета;
- "№" – номер документа учета;
- "Дата" – дата документа учета;
- "Тип документа" – наименование типа документа учета;
- "Поставщик" – наименование и склад поставщика;
- "Получатель" – наименование и склад получателя.

В качестве получателя и поставщика могут выступать подотчетные лица (человек или бригада СМП), указанные в шапке документа учета с типом "Передача на подотчет", "Передача с подотчета", "Передача укладки", "Возврат укладки".

4.4.12.5 Статистика расхода реактивов

Для просмотра статистики по расходу реактивов нажмите кнопку "Реактивы" на боковой панели АРМ и выберите пункт "Статистика расхода реактивов". Отобразится форма "Расход реактивов - Статистика".

Форма предназначена для просмотра данных о расходе реактивов по анализаторам.

Реактив	Расход реактива	Ед. изм.	Тест	Выполнено тестов
test "test"				0 / 0
Кетопрофен, табл. п.о., 50 мг, №20 (20), РУ П-8-242 N003437 с 20.10.1993 по 31.12.1998 Пер.: ct-Arzn...	10.00	пг	A08.05.001.032 Миелоцит	1

Панель фильтров содержит поля:

- "Период" – поле выбора периода. В списке отобразятся только заявки с указанной в поле датой отклонения. По умолчанию – текущая дата;
- переключатель по периодам – содержит кнопки: "День", "Неделя", "Месяц" для смены продолжительности периода отображения;
- кнопки "Предыдущий"  и "Следующий"  – служат для перехода к предыдущему/следующему периоду;

- "Лаборатория" – перечень доступных служб с типом "Лаборатория", выбор осуществляется при помощи выпадающего списка.

Область просмотра расхода реактива по анализаторам содержит следующие поля:

- "Анализатор" – наименование анализатора (поле по умолчанию скрыто, доступно для выбора в контекстном меню);
- "Реактив" – наименование реактива;
- "Расход реактива" – расход реактива;
- "Ед. изм." – единица измерения реактива;
- "Тест" – код и наименование проведенного теста;
- "Выполнено тестов" – количество проведенных тестов.

Заполнение формы происходит при сохранении результатов тестов, для которых введен норматив расхода реактивов в форме "Нормативы расхода реактивов". Для отображения расхода реактива для анализатора на службе должен быть проставлен флаг "Учет реактивов".

Управляющие кнопки формы:

- "Обновить" – обновление табличной области;
- "Печать" – печать списка расхода реактивов;
- "Найти" – поиск записи по заданным фильтрам;
- "Помощь" – просмотр справочной информации;
- "Отмена" – закрытие формы.


4.4.12.6 Учет реактивов

Для учета реактивов нажмите кнопку "Реактивы" на боковой панели АРМ и выберите пункт "Учет реактивов". Отобразится форма "Учет расхода реактивов".

Форма предназначена для выполнения процедуры сбора данных о количестве услуг, оказанных в лаборатории за день, указанный пользователем, и формирования на их основе документа списания медикаментов.

Для вызова формы нажмите кнопку "Реактивы" на боковой панели АРМ лаборанта и выберите пункт "Учет расходных материалов и реагентов".

Отобразится форма "Учет расхода реактивов":

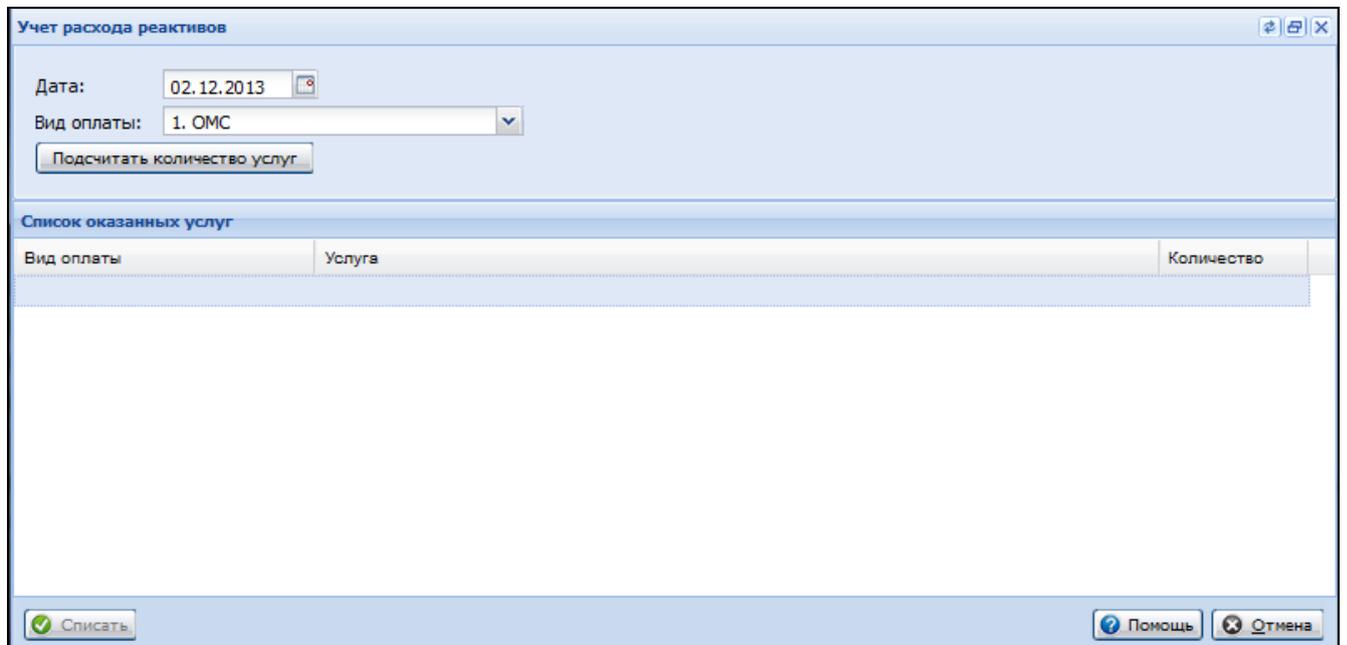

Учет расхода реактивов

Дата: 02.12.2013

Вид оплаты: 1. ОМС

Подсчитать количество услуг

Список оказанных услуг

Вид оплаты	Услуга	Количество
------------	--------	------------

Списать Помощь Отмена

Форма содержит:

- панель фильтрации;
- управляющие кнопки;
- табличную область "Список оказанных услуг".

Панель фильтров содержит поля:

- "Дата" – поле ввода типа дата, с кнопкой Календарь. Обязательное поле. Значение по умолчанию – текущая дата;
- "Вид оплаты" – вид оплаты услуги. Выбирается значение выпадающего списка.

Управляющие кнопки:

- "Подсчитать количество услуг" – выполняет подсчет количества комплексных услуг, оказанных в Лаборатории, за день и по Видам оплаты, указанным в панели фильтров, и выводит результаты подсчета в "Список оказанных услуг";
- "Списать" – при нажатии на кнопку выполняется создание и исполнение (проведение операций по списанию остатков) документа учета с типом "списание": на склад (прописанный на службе с типом "Лаборатория") в список медикаментов включаются медикаменты (реактивы), которые:
 - в соответствии с заданным нормативом расхода связаны с оказанными услугами, и есть на остатках склада, прописанного на службе с типом "Лаборатория";
 - в количестве равном произведению количества услуг на норматив расхода, но не более, чем есть на остатках склада, прописанного на службе с типом "Лаборатория".

Табличная область "Список оказанных услуг":

- "Вид оплаты" – поле для чтения;
- "Услуга" – поле для чтения;
- "Количество" – количество оказанных услуг, поле для чтения.

Чтобы списать реактивы:

- Выберите дату и вид оплаты на панели фильтрации.
- Нажмите кнопку "Подсчитать количество услуг". В списке формы отобразятся выполненные услуги. Для каждой услуги из списка оказанных услуг рассчитывается количество израсходованных реактивов, согласно нормативам расхода реактивов.
- Нажмите кнопку "Списать".
- В отобразившейся форме выберите источник финансирования и статью расхода.
- Заполните поля формы редактирования документа учета медикаментов с типом "Документ списания", нажмите кнопку "Сохранить".


В результате будут созданы документы учета медикаментов.

4.4.12.7 Контроль срока годности реактивов

Остаточный срок годности реактива рассчитывается по дате срока годности серии выпуска реактива.

При открытии АРМ лаборанта выполняется поиск медикаментов, у которых остаточный срок годности в днях меньше остаточного срока годности, заданного в настройках системы (раздел "Учет реактивов").

Если такие медикаменты есть, при открытии АРМ лаборанта отображается окно с сообщением "Найдены реагенты с истекающим сроком годности, нажмите на кнопку "Печать списка реагентов" для просмотра списка".

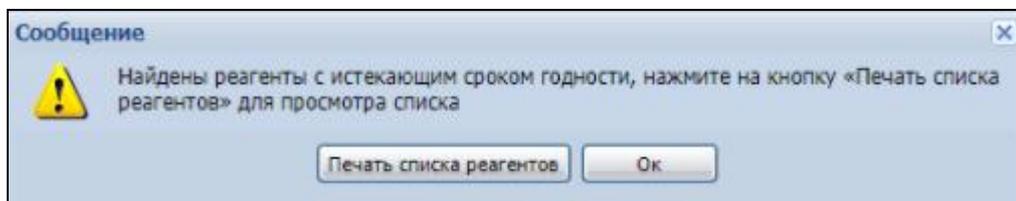

Для просмотра реактивов нажмите кнопку "Печать списка реагентов". При этом открывается форма просмотра списка реактивов с истекающими сроками годности.

Форма содержит следующие поля:

- Склад – наименование склада;

- Серия;
- Срок годности;
- Остаточный срок годности в днях - список реактивов сортируется по остаточному сроку годности от минимального к максимальному;
- Наименование медикамента;
- Номер партии.

Склад	Серия	Срок годности	Остаточный срок годности в днях	Наименование медикамента	Номер партии
Склад 3 лаба	4454654	22.07.2020	0	Аспирин-иорн, табл. 325 мг №100 (100), фп., EAN: 070418012117, РУ ПЛ-0-242 N008662 с 24.07.1998 по 11.08.2004 Рег.: York Pharmaceutical, Inc. (США), Пр.: York Pharmaceutical, Inc. (США)	71777
Склад 3 лаба	3332	12.07.2020	0	1,3-Диглицерилфосфат триолеат, субст.-пор., 0,5 кг, бан. темн. степ., РУ ЛСР-00016109 с 16.01.2009 Рег.: Фармпрепарат (Россия), Пр.: Фармпрепарат (Россия)	71763
Склад 3 лаба	12045	28.07.2020	0	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) 4x25мл+4x12,5мл, РУ ФСЗ 2010/06651 с 17.07.2012Пр.: "Беймен Култер, Инк." (США), Ул.: "Беймен Култер, Инк." (США)	71796
Склад 3 лаба	548	30.07.2020	0	Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) -Ново-А(100)-В-8308, РУ ФСЗ 2010/06651 с 17.07.2012Пр.: "Беймен Култер, Инк." (США), Ул.: "Беймен Култер, Инк." (США)	71796
Склад 3 лаба	555	15.07.2020	0	Пластина «лист клевера» с ул., 8 отв., дл. 179 мм, РУ ФСР 2011/12127 с 06.03.2013 Рег.: Остеосинтез ООО (Россия), Пр.: Остеосинтез ООО (Россия), Ул.: Остеосинтез ООО (Россия)	71765
Склад 3 лаба	1025	23.07.2020	0	Антитела к Меланопероксидазе (менее ФНТЦ) (А.Меланпероксидаз FITC), 50 тестов, ул. кат:333138, 50.00 доз, РУ ФСЗ 2012/11445 с 31.10.2017 Рег.: Бектон-Диниксон энд Компани, БД БайоСайенсес (США), Ул.: Бектон-Диниксон энд Компани, БД БайоСайенсес (США)	71797
Склад 3 лаба	123123	14.07.2020	0	Уксусная кислота 1% 400 мл, р-р/р, ГУП Башфармация РБ Алтека №293 (Россия), Ул.: ГУП Башфармация РБ Алтека №293 (Россия)	71764

Для закрытия окна нажмите кнопку "ОК".


4.4.13 Просмотр уведомлений

Всплывающее уведомление об истечении срока хранения биоматериалов в архиве отображается при входе в АРМ лаборанта.

Индикатор непрочитанных уведомлений – панель в правой части экрана. Панель раскрывается при наведении на нее курсора мыши. При нажатии на ссылку с непрочитанными сообщениями пользователь переходит на форму "Журнал уведомлений".

The screenshot displays the LIS interface for a laboratory. At the top, there is a navigation bar with 'АРМ лаборанта / ГКП 2 / !Лабо...'. Below it, a main menu shows 'Заявки' and 'Пробы' tabs, with a date range '16.11.2021 - 16.11.2021' and filters for 'День', 'Неделя', and 'Месяц'. A summary bar indicates 'Все заявки: 0', 'Новые заявки: 0', 'В работе: 0', 'С результатами: 0', and 'Одобрённые: 0'. A toolbar contains icons for 'Добавить', 'Изменить', 'Просмотреть', 'Отклонить', 'Обновить', 'Печать', 'Внешнее направление', and 'Взять'. The main data table has columns for 'Кон...', 'Время выпол...', 'Ост...', 'ID пациента', 'Фамилия И.О.', 'Дата рождения', 'Запись', 'Cito!', and 'Услуга (исс)'. In the bottom right corner, a notification box shows an envelope icon with the number '21757' and the text 'У Вас 21757 непрочитанных сообщений'.

Уведомление об истекшем сроке хранения биоматериалов в архиве имеет вид:

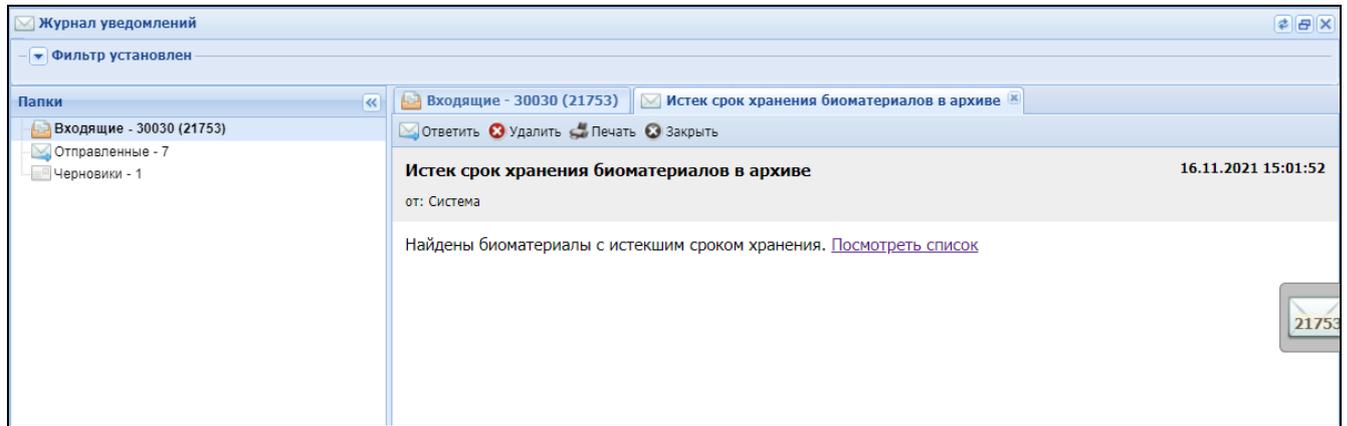

Уведомление с заголовком "Иstek срок хранения биоматериалов в архиве" содержит:

- текст сообщения: "Найдены биоматериалы с истекшим сроком хранения";
- ссылку "Посмотреть список".

При переходе по ссылке отображается список биоматериалов с истекшим сроком хранения в соседней вкладке браузера.

Гдеен до	Биоматериал	Контейнер	Расположение	Позиция в штативе	Завка	Штрих-код пробы	Отправлен в архив	Комментарий
03.11.2021 12:43	Капиллярная кровь (ФК микро с ЗДТА)	Контейнер ЛИС	Помещение / Холодильник / Полка / Штатив	A3	351726	130712201221	03.11.2021 11:43	
08.11.2021 12:49	Капиллярная кровь (ФК микро с ЗДТА)	Контейнер ЛИС	Помещение / Холодильник / Полка / Штатив	C5	351797	131212201227	08.11.2021 14:03	
08.11.2021 12:49	Капиллярная кровь (ФК микро с ЗДТА)	Контейнер ЛИС	Помещение / Холодильник / Полка / Штатив	A4	351799	131212201229	08.11.2021 12:21	
08.11.2021 17:17	Капиллярная кровь (ФК микро с ЗДТА)	Контейнер ЛИС	Показ Помещение / Холодильник / Полка / Штатив	A1	351859	131212201250	08.11.2021 16:18	Тест
08.11.2021 17:24	Капиллярная кровь (ФК микро с ЗДТА)	Контейнер ЛИС	Показ Помещение / Холодильник / Полка / Штатив	B1	351860	131212201252	08.11.2021 16:25	
08.11.2021 16:53	Капиллярная кровь (ФК микро с ЗДТА)	Контейнер ЛИС	Показ Помещение / Холодильник / Полка / Штатив	A4	351856	131212201248	08.11.2021 15:53	
08.11.2021 17:43	Капиллярная кровь (ФК микро с ЗДТА)	Контейнер ЛИС	комната хранения / Холод / Полка / Штатив	B1	351861	131212201254	08.11.2021 16:43	
08.11.2021 12:49	Капиллярная кровь (ФК микро с ЗДТА)	Контейнер ЛИС	комната хранения / Холод / Полка / Штатив	A1	351799	131212201228	08.11.2021 15:51	


Примечание – уведомление доступно сотруднику лабораторной службы с установленным флагом "Архив биоматериалов" при условии, что в архиве биоматериалов имеются биоматериалы с истекшим сроком годности.

Для просмотра уведомлений, поступивших пользователю, предназначена форма "Журнал уведомлений".


В данной форме отображаются все сообщения, адресованные пользователю Системы, в том числе и созданные системой.

Доступ к форме возможен одним из следующих способов:

- нажмите кнопку "Журнал уведомлений" на боковой панели АРМ лаборанта.
- нажмите на индикатор наличия непрочитанных сообщений.

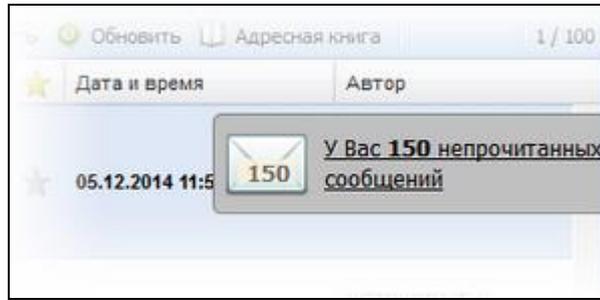

В левой части формы отображаются папки, в правой – содержимое выбранной папки в соответствии с установленными фильтрами.

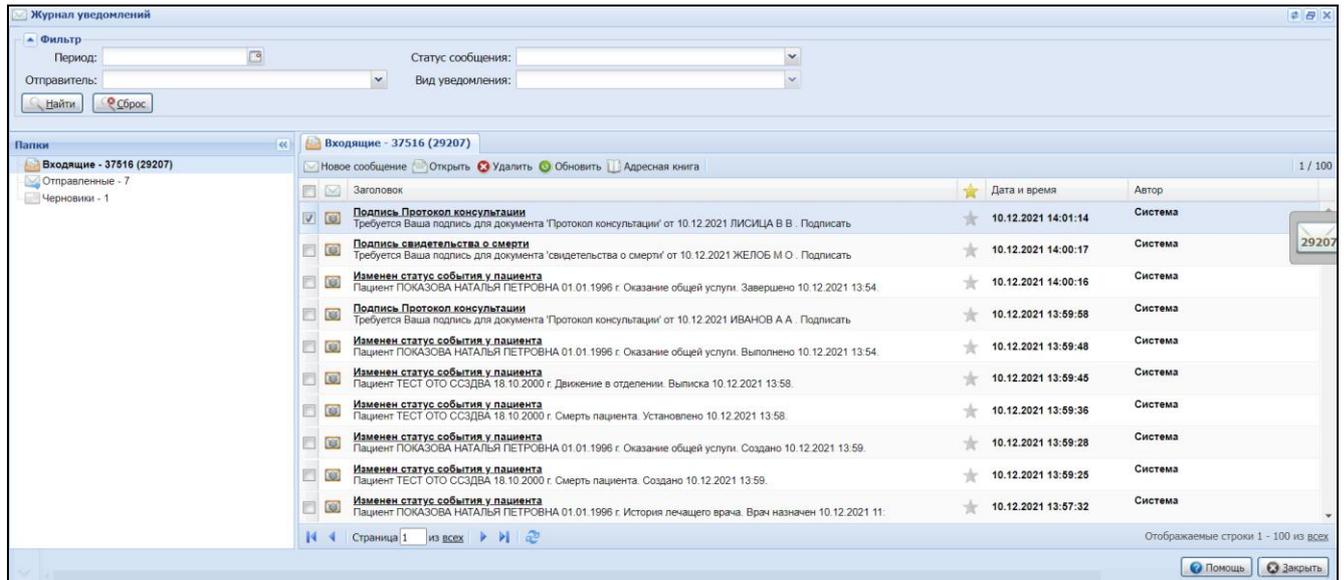

Папки сообщений – справочник позволяющий удобно фильтровать сообщения пользователя по параметрам сообщения:

- Входящие (сообщения, где получатель – текущий пользователь);
- Отправленные (сообщения, где отправитель – текущий пользователь и сообщение отправлено);
- Черновики (сообщения, где отправитель текущий пользователь и сообщение не отправлено, для последующего редактирования и отправки).

При просмотре списка сообщений (входящих, отправленных, черновики) доступны следующие действия:

- создать сообщение;
- просмотреть сообщение (если выбранная папка "черновики", то доступно действие редактирование);
- удалить сообщение;
- обозначить сообщение как важное, установив знак "звезда";

- добавить отправителя письма в группу пользователей справочника "Адресная книга";
- ответить на выбранное сообщение (если сообщение не автоматическое);
- отфильтровать список сообщений по различным параметрам;

4.4.14 Работа с журналом отбраковки

Функционал предназначен для просмотра записей об отбракованных лабораторных пробах по месту работы пользователя поликлиники, в том числе:

- для ввода (регистрации), редактирования, просмотра данных отбраковки лабораторных проб для проведения клинических анализов.
- для синхронизации этих данных с ЛИС.

Ввод данных о наличии брака вносится в "Журнал отбраковки".

Данные о наличии бракованных проб также приходят из ЛИС. Полученные данные из ЛИС имеют приоритет над данными МО.

При вводе данных о причине отбраковки пробы должна быть указана основная причина, другие причины не указываются.

Проба с признаком отбраковки изымается из процессов исследования.

В верхней части формы расположены поля фильтра:

- Сито;
- Исследование;
- Биоматериал;
- Причина отбраковки.

В журнале содержится информация о забракованных пробах.

Описание столбцов списка:

- "Номер пробы";
- "Дата и время взятия";
- "Номер направления";
- "Биоматериал";
- "Причина отбраковки".

Доступные действия:

- "Добавить" – добавление записи об отбракованной пробе. Нажмите кнопку "Добавить" на панели управления, отобразится форма ввода номера пробы и выбора причины отбраковки. Укажите необходимые значения, нажмите кнопку "Сохранить". Запись будет добавлена;

The image shows a dialog box with a title bar that says "Причина отбраковки: Добавление". Inside the dialog, there are two text input fields. The first is labeled "Штрих-код пробы:" and the second is labeled "Причина отбраковки:". Below these fields, there are three buttons: "Сохранить" (Save), "Помощь" (Help), and "Отмена" (Cancel).

- "Изменить" – изменение данных выбранной записи;
- "Просмотреть" – просмотр информации о выбранной записи;
- "Удалить" – удаление записи из журнала;
- "Обновить" – обновить записи журнала;
- "Печать":
 - "Печать" – при нажатии происходит открытие печатной формы для печати выбранной записи;
 - "Печать всего списка" – при нажатии происходит открытие печатной формы для печати всех записей;
 - "Печать списка выбранных" – при нажатии происходит открытие печатной формы для печати выбранных записей.

4.4.15 Работа с журналом обмена с внешними системами (обмен направлениями по НС и РНС).

Для доступа к форме "Журнал обмена с внешними системами" нажмите кнопку "Журнал обмена с внешними системами" на боковой панели АРМ лаборанта. Форма доступна, если у сотрудника лаборатории нет активных ролей и прав или если у сотрудника есть соответствующее право "Журнал обмена с внешними системами".

Подробное описание журнала приведено в документе "Руководство пользователя ЕЦП.ЛИС.2.0. Модуль Журнал обмена с внешними системами 3.0.3".

4.4.16 Работа с журналом регистрации анализов и их результатов


Форма предназначена для отображения результатов лабораторных исследований, назначенных в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Функции формы:

- просмотр списка взятых проб и назначенных тестов за период;
- редактирование записи результатов анализов, проведенных в выбранной лаборатории;
- печать результатов анализов.

4.4.16.1 Условия доступа к форме

Для доступа к форме нажмите кнопку "Журнал регистрации анализов и их результатов" на боковой панели АРМ лаборанта, АРМ регистрационной службы лаборатории, АРМ сотрудника пункта забора биоматериала.

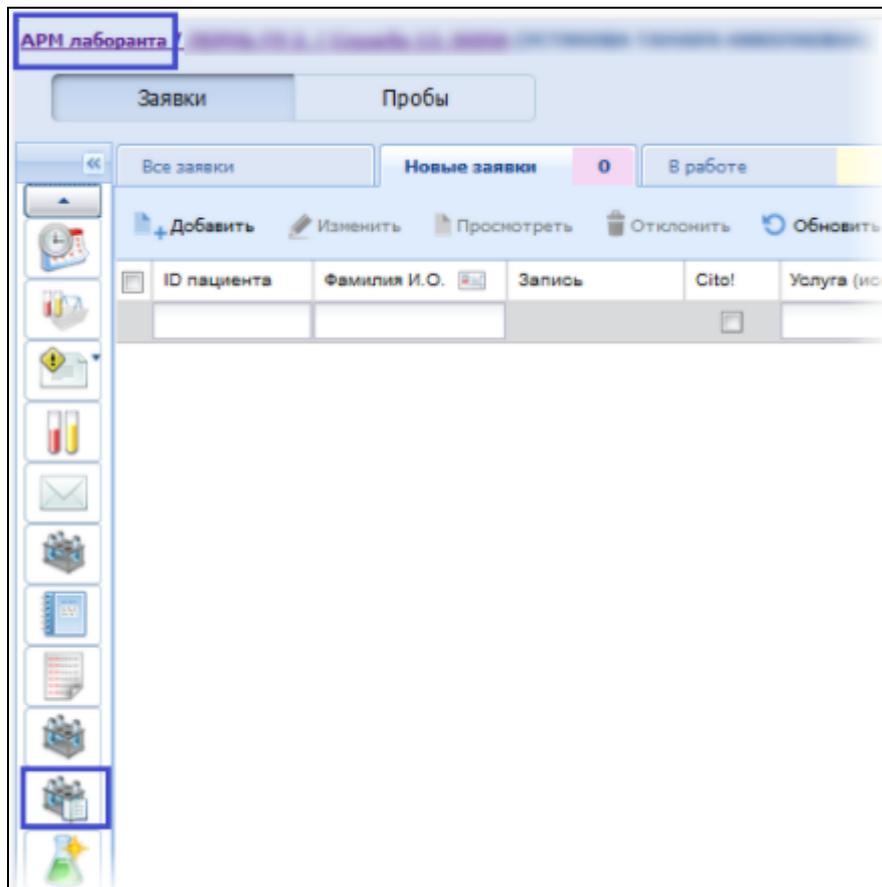

Отобразится форма "Журнал регистрации анализов и их результатов".

4.4.16.2 Описание формы

В журнале отображаются все пробы, взятые в выбранной лаборатории.

Каждая проба отображается в отдельной строке.

Тесты, ожидающие выполнения, помечаются знаком "+".

Для выполненных и верифицированных лаборантом тестов отображается результат анализа с единицами измерения.

Журнал регистрации анализов и их результатов												
Дата посту...	№ пробы	ФИО	Отделение,...	Диагноз	Лимфоциты	Лимфоциты	Нейтрофильные кл...	Митоз клеток зрит...	Неидентифицируе...	Неидентифицируе...	Неидентифицируе...	Примечание
2021-01-11 ...	101111831029	ИВАНОВ А...			3	5	6					
		ИВАНОВ А...					6		4	4	4	
		ИВАНОВ А...			7	8	9					

Форма содержит:

- панель фильтрации и управления;
- список записей (табличную область).

Панель фильтрации и управления содержит:

- поле ввода даты – предназначено для выбора даты. В списке отобразятся только пробы с указанной в поле датой поступления биоматериала;
- поле "Исследование" – поле с выпадающим списком исследований. Для выбора доступны все действующие услуги, указанные для лаборатории на форме "Структура МО" на вкладке "Анализаторы";
- по "Тест" – поле с выпадающим списком тестов, доступных для выбранного исследования. Доступно для редактирования. Возможен выбор несколько вариантов.
- кнопка "Сформировать" – применить параметры, указанные в поле ввода даты, полях "Исследование", "Тест";
- кнопка "Обновить" – обновить данные списка;
- кнопка "Печать" – печать содержимого журнала в виде таблицы:
 - Печать всего списка;
 - Печать списка выбранных;
 - Печать всего списка (xls);
 - Печать списка выбранных (xls).

Поля списка:

- Дата поступления биоматериала – дата и время взятия пробы. Недоступно для редактирования;
- № пробы – штрихкод взятой пробы. Недоступно для редактирования;
- ФИО – Ф.И.О. пациента. Недоступно для редактирования;
- Отделение, палата, участок – данные заявки на лабораторное исследование. Недоступно для редактирования;
- Диагноз – диагноз, указанный в заявке на лабораторное исследование. Недоступно для редактирования;
- Результаты анализов в полях с наименованиями – для редактирования доступны только тесты, соответствующие взятой пробе. Если тест одобрен, в поле выводится значение результата, иначе выводится значение "+".
- Примечание – поле ввода текста. Доступно для редактирования.

4.4.17 Работа с технологическими картами

В АРМ лаборанта доступны следующие возможности работы с технологическими картами:

- для просмотра технологических карт нажмите кнопку "Технологические карты" на боковой панели АРМ и выберите пункт "Технологические карты". Отобразится форма "Журнал технологических карт." Форма отображается в режиме просмотра с возможностью просматривать варианты. Некоторые поля на форме заблокированы;
- для выполнения списания по услуге нажмите кнопку "Технологические карты" на боковой панели АРМ и выберите пункт "Списание по услугам". Отобразится форма "Списание по услугам".


4.4.18 Подписание протоколов ЭП

Подписание протоколов лабораторных исследований при помощи ЭП включает:

- а) просмотр всех результатов одобренных исследований – выполняется на вкладке "Одобрённые" списка заявок;
- б) выбор результатов для подписи;
- в) подпись выбранных результатов при помощи ЭП.

Для подписания документа:

- 1) выберите заявку в списке и нажмите кнопку "Подписать". Или нажмите на пиктограмму  ("Подписать документ", доступна на вкладке "Одобрённые" списка заявок) в столбце "ЭМД". При этом отображается форма "Подписание данных ЭП", происходит формирование СЭМД (протокола лабораторных исследований) с последующей отправкой в РЭМД. СЭМД формируется в формате *.xml;
- 2) в окне "Подписание данных ЭП" установите флаг напротив документа, укажите значения в выпадающих списках соответствующих полей окна – Ф.И.О. сотрудника, от имени которого будет ставиться подпись, его роль и сертификат электронной подписи, нажмите кнопку "Подписать";
- 3) при нажатии кнопки "Предварительный просмотр" на форме "Подписание данных ЭП" открывается подписываемый протокол лабораторных исследований в режиме просмотра в формате *.xml, кодировки CDA HL7 V3. Если протокол ранее уже был подписан, на просмотр подписанный протокол откроется также при нажатии кнопки "Предварительный просмотр", и при нажатии кнопки "Подписать" в окне "Подписание данных ЭП".

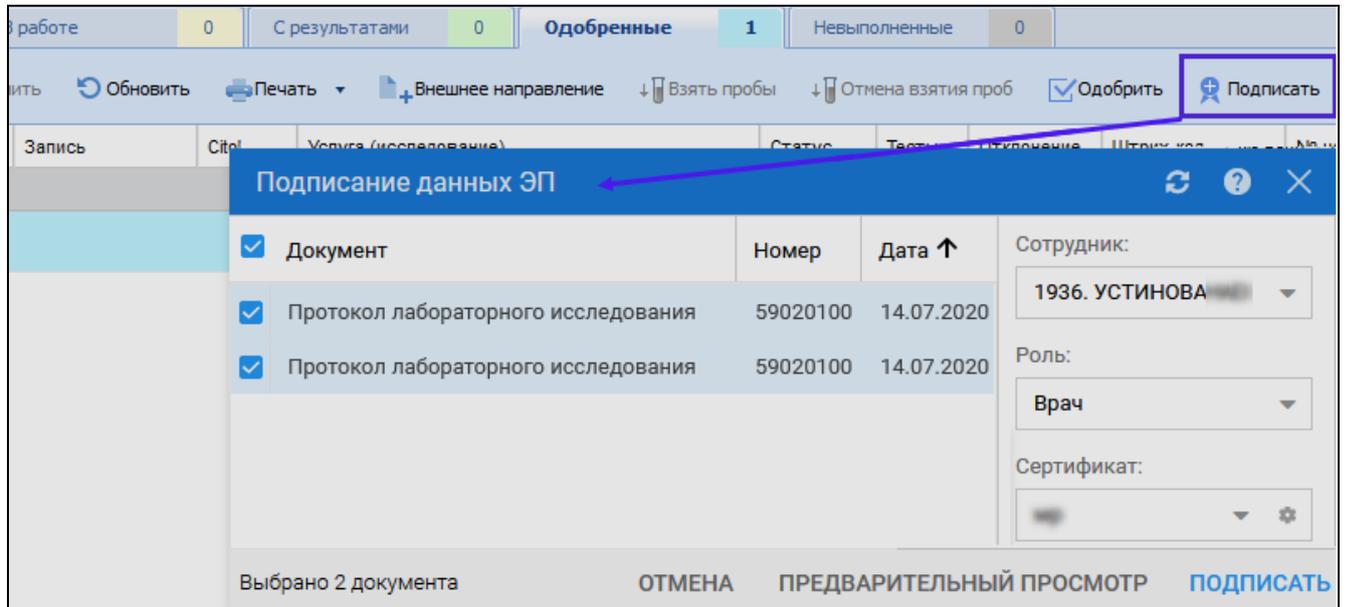

4.4.19 Описание формы "Параметры пробы"

Действия, доступные на форме:

- указание комментария к причине выбраковки;
- возможность отказа в проведении исследований;
- возможность уведомления врача о браке.

Форма доступна из АРМ пункта забора биоматериала, АРМ регистрационной службы лаборатории, АРМ лаборанта.

Вызов формы осуществляется следующим способом:

- перейдите в режим работы с пробами на главной странице АРМ;
- выберите пробу в списке;
- нажмите кнопку "Изменить". Отобразится форма "Заявка на лабораторное исследование";
- перейдите в раздел "Услуги";
- нажмите ссылку с номером выполненной пробы.

В результате отобразится форма "Параметры пробы":

Параметры пробы 01.04.2021 - 30.04.2021

Взятие пробы

Дата взятия пробы: 05.04.2021 Время: 09:24

Дата доставки пробы: 05.04.2021 Время: 09:24

Номер пробы:

Биоматериал:

Организация:

Отделение:

Врач:

Ср. медперсонал:

Брак пробы

Брак пробы: Причина:

Действия:

Комментарий

Ввод информации осуществляется путем выбора значения из справочника или с клавиатуры.

4.4.19.1 Взятие пробы

Поля раздела:

- "Дата взятия пробы", "Время" – поля ввода даты, времени. Доступно для редактирования, обязательно для заполнения. По умолчанию заполняется значением системной датой и временем при взятии пробы;
- "Дата доставки пробы", "Время" – поля ввода даты, времени. Доступно для редактирования, не обязательно для заполнения. Если проба взята в АРМ лаборанта, дата доставки совпадает со значением поля "Дата взятия", поле заполняется автоматически;
- "Дата доставки пробы в региональный МГЦ" – поле для ввода даты и времени. Отображается только для проб, взятых по исследованию с атрибутом "Неонатальный скрининг". Доступно для редактирования, не обязательно для

заполнения. Если проба взята в АРМ лаборанта, дата доставки совпадает со значением поля "Дата взятия", поле заполняется автоматически. При первом вводе значения и сохранении даты – в БД записываются событие "Доставлена в региональный МГЦ" и дата события;

- "Дата доставки пробы в Федеральный МГЦ" – поле для ввода даты и времени. Отображается только для проб, взятых по исследованию с атрибутом "Неонатальный скрининг". Доступно для редактирования, не обязательно для заполнения. При первом вводе значения и сохранении даты – в БД записываются событие "Доставлена в Федеральный МГЦ" и дата события;
- "Биоматериал" – поле по умолчанию заполнено, недоступно для редактирования;
- "Номер пробы" – номер пробы. По умолчанию заполнено, недоступно для редактирования;
- "Организация" – поле заполняется при помощи контекстного поиска. Для выбора организации начните ввод наименования или воспользуйтесь инструментом поиска, при нажатии на кнопку лупа отобразится форма "Медицинские организации: Поиск";
- "Отделение" – выбирается из выпадающего списка отделений МО, доступно для редактирования, необязательно для заполнения;
- "Врач" – Ф. И. О. врача, взявшего пробу, выбирается из выпадающего списка врачей отделения, доступно для редактирования, необязательно для заполнения. В перечне доступных значений отображаются врачи, устроенные на службу и отделение службы, на которой выполнялось исследование;
- "Ср. медперсонал" – выбирается из выпадающего списка среднего медицинского персонала отделения, доступно для редактирования, необязательно для заполнения. В перечне отображается средний медицинский персонал, устроенный на службу и отделение службы, на которой выполнялось исследование.

4.4.19.2 Брак пробы

Поля раздела:

- флаг "Брак пробы" – по умолчанию снят. При поднятии флага происходит поиск пробы, подходящей для переноса тестов из забракованной. Проба считается подходящей для переноса при единовременном соблюдении всех условий:
 - проба взята у одного и того же пациента;

- у теста отсутствует признак "Отдельная проба";
- пробы взяты в одной и той же лабораторной службе;
- у проб совпадает биоматериал;
- статус пробы для переноса "Новая";
- у заявок, содержащих пробы, совпадает тип оплаты;
- "Причина" – выбирается из выпадающего списка доступных действий, поле доступно и обязательно для заполнения, если установлен флаг "Брак пробы";
- "Действие" – выбирается из выпадающего списка доступных действий, поле доступно и обязательно для заполнения, если установлен флаг "Брак пробы". Не доступно для уже отбракованных проб. Перечень доступных действий:
 - "Отказ в проведении исследований":
 - если заявка была создана непосредственно в лабораторной службе, то при выборе значения причина отказа и причина брака пробы не отображаются в ЭМК пациента;
 - если заявка была создана из ЭМК пациента, при выборе значения в ЭМК пациента в дереве услуг случая АПЛ рядом с направлением на лабораторное исследование отображается сообщение "Отказ в проведении исследований. Брак пробы (причина брака)";
 - "Уведомление врача о браке" – значение доступно для выбора, если в направлении указан направивший врач. При установке значения для пробы в ЭМК пациента в дереве услуг случая АПЛ рядом с направлением на лабораторное исследование отображается сообщение: "Брак пробы (причина брака)". Врачу, создавшему направление, отправляется сообщение через "Журнал уведомлений": "Направление №__ (<ФИО пациента>) в лабораторию <Наименование лаборатории> (<Наименование МО>, <Наименование отделения>) на услугу <Наименование услуги> не выполнено по причине брака пробы <причина брака>. Необходимо повторное направление пациента на исследование";
 - "Поиск подходящей пробы" – значение отображается, если найдены пробы, подходящие для переноса. При выборе отображается поле "Список проб";
- "Список проб" – поля для установки флага, содержат номер и дату взятия пробы, доступны для редактирования, доступен выбор из списка;
- "Комментарий" – поле в блоке "Комментарий".

Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения внесенных изменений. Для закрытия формы без сохранения нажмите кнопку "Закрыть".

При переносе теста в другую пробу:

- отображается сообщение: "Тесты перенесены в пробы № ___. ОК". При нажатии кнопки "ОК" закрывается уведомление и форма, тесты из отбракованной пробы добавляются в выбранную пробу. При переносе происходит проверка актуального статуса пробы;
- если заявка была создана из ЭМК пациента, в ЭМК номер направления изменяется на номер направления в заявке с пробой, в которую перенесены тесты.

Примечание – При переносе происходит проверка актуального статуса пробы.

Если на момент переноса проба сменила статус на любой кроме "Новые", то отображается сообщение: "Перенос тестов в выбранную пробу невозможен, так как у пробы изменен статус. Ок". При нажатии кнопки ОК уведомление закрывается, перенос не происходит, список проб обновляется.

Функциональные кнопки:

- "Сохранить" – при нажатии кнопки статус пробы меняется на "Забракованные", сохраняется комментарий и ссылка на службу, установившую брак пробы;
- "Помощь" – при нажатии выводится окно справочной информации;
- "Закрыть" – при нажатии форма закрывается.

4.4.20 Описание формы "Параметры исследований"

Форма предназначена для указания параметров исследования при назначении лабораторной диагностики.


Доступ к форме осуществляется из формы "Назначения и направления" в ЭМК пациента.

Для просмотра и внесения изменений в исследование:

- перейдите в ЭМК пациента;
- перейдите в раздел "Назначения и направления". Создайте направление на лабораторную диагностику;
- выберете тип назначения "Лабораторная диагностика";
- выберете услугу на форме "Быстрое добавление назначения". При этом отобразится форма "Параметры исследования";

или

- нажмите кнопку "Все услуги" в правом верхнем углу списка. Отобразится форма "Все услуги";
- выберите услугу, укажите время или нажмите кнопку "В очередь". При нажатии на дату и время ближайшей записи или при нажатии кнопки "В очередь" отобразится форма "Параметры исследования";

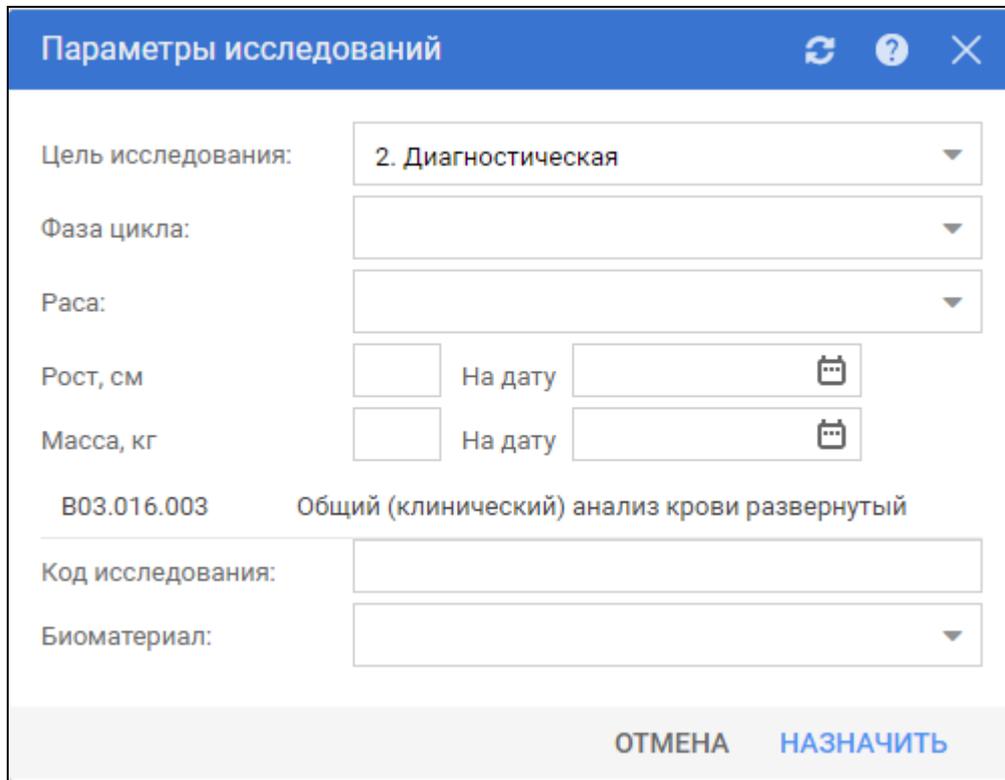

Параметры исследований

Цель исследования: 2. Диагностическая

Фаза цикла:

Раса:

Рост, см: На дату:

Масса, кг: На дату:

V03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

Код исследования:

Биоматериал:

ОТМЕНА НАЗНАЧИТЬ

Параметры исследований при назначении неонатального скрининга:

Параметры исследований
↻ ? ✕

Цель исследования 2. Диагностическая ▼

V03.032.001 Неонатальный скрининг

Код исследования

Биоматериал

Направление

Номер направления (тест-бланка) 2303211

Серия МСР

Номер МСР

Дата выдачи МСР 📅

Представитель

Тип связи
Мать
Законный Представитель

ФИО ТЕСТ ЖЕНЩИНА БЕРЕМЕННАЯ 🔍 ✎

Адрес регистрации 614042, РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г ПЕРМЬ, ОХОТНИКОВ УЛ, д 12, кв 12

Дата рождения 01.01.1990

СНИЛС 124-079-583 57

Документ

НАЗНАЧИТЬ
ОТМЕНА

- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Назначить". При нажатии кнопки создаётся направление на лабораторную диагностику с сохранением заполненных на форме данных.

Описание полей формы:

- "Цель исследования" – поле с выпадающим списком значений из справочника "Цель исследования". Значение по умолчанию – "Диагностическая";
- "Цель направления на ХТИ" – поле ввода текста. Поле отображается и обязательно для заполнения, если у выбранной услуги присутствует атрибут "Химико-токсикологическое исследование";
- "Код контингента COVID" – поле с выпадающим списком кодов контингента COVID. Поле обязательно для заполнения. Отображается в случае, если услуга

или входящий в ее состав тест имеют атрибут "Требуется код контингента Covid" или "Требуется код контингента Covid (методом ИФА)":

- при вызове формы в режиме редактирования для услуг, имеющих атрибут "Требуется код контингента Covid", перечень кодов контингента COVID отображается в зависимости от типа случая лечения:
 - для случаев поликлинического лечения отображаются коды контингента: 16, 17, 23, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 45, 49, 52, 53, 54, 56, 58;
 - для случаев стационарного лечения отображаются коды контингента: 16, 23, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58;
- при вызове формы в режиме редактирования для услуг, имеющих атрибут "Требуется код контингента Covid (методом ИФА)" отображаются коды контингента: 63, 64, 65, 66;
- "Приказ по ВИЧ-контингенту" – только для услуг с атрибутом "Требуется код контингента ВИЧ". Поле с выпадающим списком значений из Справочника приказов по ВИЧ-контингентам. По умолчанию выбрано значение "Приказ Росстата от 14.02.2020 № 66";
- "Код контингента ВИЧ" – поле с выпадающим списком кодов контингента ВИЧ. Поле обязательно для заполнения. Выбор осуществляется из справочника "Тип контингента ФРВИЧ":
 - в направлениях с датой создания до 27.01.2022 выбираются записи без региона;
 - поле отображается в том случае, если услуга или входящий в ее состав тест имеют атрибут "Требуется код контингента ВИЧ";
- "Фаза цикла" – поле с выпадающим списком, доступно для изменения, отображается для пациенток женского пола. Также для отображения поля хотя бы один тест в направлении должен иметь установленное значение для фазы цикла в референсных значениях;
- "День цикла" – поле ввода текста, отображается, если хотя бы один тест в направлении имеет установленное значение для дня цикла в референсных значениях;
- "Раса" – поле с выпадающим списком, недоступно для изменения, заполнено значением, установленным в блоке "Раса" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации пациента;

- "Рост, см" – поле ввода текста, по умолчанию устанавливается последнее по времени значение, установленное в поле "Рост (см)" подраздела "Рост" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации пациента. Поле доступно для изменения. Отображается, если хотя бы один тест в направлении имеет установленное референсное значение "Да" для роста;
- "На дату" – поле ввода даты, по умолчанию устанавливается последнее по времени значение, установленное в поле "Дата измерения" подраздела "Рост" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации пациента. В случае, если в поле "Рост" были внесены изменения, сохраняется текущая дата;
- "Масса, кг" – поле ввода текста, по умолчанию устанавливается последнее по времени значение, установленное в поле "Масса (кг)" подраздела "Масса" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации пациента. Доступно для изменения. Отображается, если хотя бы один тест в направлении имеет установленное референсное значение "Да" для веса;
- "На дату" – поле ввода даты, по умолчанию устанавливается последнее по времени значение, установленное в поле "Дата измерения" подраздела "Масса" раздела "Антропометрические данные" сигнальной информации пациента. В случае, если в поле "Рост" были внесены изменения, сохраняется текущая дата;
- "Диурез (мл)" – поле ввода текста. Отображается, если хотя бы один тест в направлении имеет установленное референсное значение "Да" для диуреза;
- код и наименование назначенных исследований;
- блок "Биоматериал" – блок отображается в случае, если исследования назначаются в микробиологическую лабораторию и хотя бы для одного назначенного исследования в лаборатории настроено несколько возможных биоматериалов:
 - "Код исследования" – код и наименование исследования;
 - "Биоматериал" – поле с выпадающим списком, содержит все биоматериалы, связанные с тестом.
- блок "Данные для неонатального скрининга" – отображается, если есть хотя бы одна услуга с атрибутом "Неонатальный скрининг". Форма отображается, если заполнен основной диагноз в посещении или движении, если диагноз не заполнен, то отображается сообщение "Укажите основной диагноз в движении или посещении". Одновременно с созданием направления создается заявка на лабораторное исследование.

- "Номер направления (тест-бланка)" – формируется автоматически, недоступно для редактирования;
- "Серия МСР" – по умолчанию заполняется значением поля "Серия" свидетельства о рождении пациента;
- "Номер МСР" – по умолчанию заполняется значением поля "Номер" свидетельства о рождении пациента;
- "Дата выдачи МСР" – по умолчанию заполняется значением поля "Дата выдачи" свидетельства о рождении пациента;
- блок "Данные матери/законного представителя" – блок заполняется данными матери или законного представителя актуальными на дату создания направления или на текущую дату, если направление еще не создано.
 - "Тип связи";
 - "ФИО";
 - "Адрес регистрации";
 - "Дата рождения";
 - "СНИЛС";
 - группа полей "Документ" – по умолчанию заполняется значениями полей с формы "Документ". Поля обязательны для заполнения, если заполнено поле "Тип";
 - группа полей "Полис" – заполняется значениями полей с формы "Полис". Недоступно для редактирования;
 - "Адрес проживания/выбытия" – по умолчанию заполняется значением поля "Адрес проживания" формы "Человек". Недоступно для редактирования
 - "Телефон" – по умолчанию заполняется значением поля "Телефон" формы "Человек". Недоступно для редактирования;
- блок "Данные новорожденного":
 - "Дата и время родов" – по умолчанию заполняется значением поля "Дата, время родов" свидетельства о рождении;
 - "Пол" – по умолчанию заполняется значением поля "Пол" свидетельства о рождении;
 - "Число родившихся детей" – по умолчанию заполняется значением поля "Всего плодов" свидетельства о рождении;

- "Который по счету" – отображается, если в поле "Число родившихся детей" указано значение больше 1. По умолчанию заполняется значением поля "Который по счету" свидетельства о рождении;
- "Масса тела (в граммах)" – по умолчанию заполняется значением поля "Масса" свидетельства о рождении;
- "Рост (см)" – по умолчанию заполняется значением поля "Рост (см)" свидетельства о рождении;
- "Срок гестации: неделя... день" – поле ввода целого числа (от 22 до 45 для недель и от 0 до 6 для дней). Доступно для редактирования. По умолчанию заполняется значением поля "Срок, недель" исхода беременности матери;
- "Диагноз" – по умолчанию указан диагноз из текущего движения/посещения. Недоступно для редактирования;
- "Переливание крови" – по умолчанию флаг не установлен. Если у пациента есть записи о переливании крови, то флаг установлен;
- "Дата и время начала" – отображается и обязательно для заполнения, если установлен флаг "Переливание крови". По умолчанию заполняется значением с формы "Переливание компонентов крови";
- "Дата и время окончания" – отображается и обязательно для заполнения, если установлен флаг "Переливание крови". По умолчанию заполняется значением с формы "Переливание компонентов крови";
- "Дата и время забора крови" – по умолчанию установлена текущая дата;
- "Повторный забор крови" – по умолчанию флаг не установлен;
- "Причина повторного забора крови" – обязательно для заполнения, если установлен флаг "Повторный забор крови";
- "Сотрудник, взявший пробу".

5 Модуль "Журнал обмена с внешними системами (обмен направлениями на НС и РНС)" 2.0.3

Модуль "Журнал обмена с внешними системами (обмен направлениями на НС и РНС)" 2.0.3 предназначен для отображения процесса обмена данными лабораторных исследований с внешними системами.

В работе модуля "Журнал обмена с внешними системами (обмен направлениями на НС и РНС)" 2.0.3 используются формы:

- "Журнал обмена с внешними системами";
- "Настройки журнала обмена с внешними системами".

5.1 Описание формы "Журнал обмена с внешними системами"

Форма доступна, если у сотрудника нет активных ролей и прав или если у сотрудника есть соответствующее право "Журнал обмена с внешними системами".

Для доступа к форме нажмите кнопку "Журнал обмена с внешними системами" на боковой панели АРМ лаборанта или АРМ администратора ЦОД и выберите соответствующий пункт меню.

В журнал попадают полностью выполненные и одобренные заявки (как одобренные вручную, так и автоматически)

Форма состоит из:

- панели фильтрации;
- табличной области;
- панели управления.

Журнал обмена с внешними системами														
ФИЛЬТРЫ	Все 9		Ошибка 1		Принят 3		Не отправлен 5		Обмен завершен 0		К переправке 0		Отправлено 4	
Период выполнения 30.09.2022 – 31.10.2022	Настройки	Обновить статусы	Завершить обмен по принятым заявкам	Отправить результаты выполненных заявок	Печать									
ЛПУ	Идентиф...	Отп...	Статус ...	Статус ...	Напра...	Заказ ...	Заказ ...	Пациент	Дата р...	Код ис...	Исследование	Результат ...	Тест-систе...	Ответ
	590201...		Не от...	05.10...	356021	22.02...	05.10...			A26.0...	Определение РНК коро...	2,2	Не задано	
Служба	590201...	07...	Ошиб...	07.10...	359462	07.10...	07.10...			A26.0...	Определение РНК коро...	длд	Набор ре...	Значение...
	590201...	07...	Принят	07.10...	359463	07.10...	07.10...			A26.0...	Определение РНК коро...	1	Набор ре...	
Исследование	590201...	08...	Принят	08.10...	359464	08.10...	08.10...			A26.0...	Определение РНК коро...	123	Набор ре...	
	590201...	08...	Принят	08.10...	359465	08.10...	08.10...			A26.0...	Определение РНК коро...	11	Не задано	
Пациент	590201...		Не от...	08.10...	359466	08.10...	08.10...			A26.0...	Определение РНК коро...	777	Набор ре...	
	590201...		Не от...	10.10...	359474	10.10...	10.10...			A26.0...	Определение РНК коро...	123321	Не задано	
Номер направления	590201...		Не от...	13.10...	359518	13.10...	13.10...			A26.0...	Определение РНК коро...	123	Набор ре...	
	590201...		Не от...	21.10...	359661	21.10...	21.10...			A26.0...	ДНК Influenza A	отрицате...	Не задано	

Панель фильтрации содержит поля:

- "Период выполнения" (дата начала периода и дата окончания периода) – поле ввода периода с возможностью заполнения:
 - только даты начала периода;
 - только даты окончания периода;
 - обеих дат.
- "МО" – поле отображается только если форма открыта из АРМ администратора ЦОД. Записи фильтруются по выбранной МО;
- "Служба" – поле отображается только если форма открыта из АРМ администратора ЦОД. Если в поле "МО" выбрано значение, в выпадающем списке будут доступны для выбора только лабораторные службы, относящиеся к выбранной МО;
- "Исследование" – поле с выпадающим списком, содержит услуги. Доступен ввод по любой части строки и по коду исследования. Записи фильтруются по полю "Исследование". Если исследование не выбрано, то отображаются записи со всеми исследованиями;
- "Пациент" – текстовое поле ввода. Доступен ввод по любой части строки. Записи фильтруются по полю "Пациент". Если пациент не выбран, то отображаются записи по всем пациентам;
- "ФИО новорожденного или его матери/законного представителя";
- "Номер направления" – текстовое поле ввода. Доступен ввод по любой части строки. Записи фильтруются по полю "Направление". Если направление не указано, то отображаются все записи;

- "Статус отправленных" – фильтр доступен только на вкладке "Отправлено".

Значения:

- "Все";
- "Принятые";
- "С ошибкой".

Записи фильтруются по полю "Статус":

- если выбрано значение "Все", отображаются все записи с любым актуальным статусом, кроме "Не отправлен";
- если выбрано значение "Принятые", отображаются все записи с актуальным статусом "Принят" и "Обмен завершен";
- если выбрано значение "С ошибкой", отображаются все записи с актуальным статусом "Ошибка", "К переотправке", а также те, у которых предыдущий статус "Ошибка" и "К переотправке".
- "Дата создания заявки";
- "Направившая МО";
- "Результат с патологией".

Записи в табличной области отсортированы по вкладкам в зависимости от статуса. В каждой вкладке показываются только записи с одноименным статусом. Если указан период, то отображаются записи в пределах указанного периода:

- "Все" – все записи за указанный период;
- "Ошибка";
- "Принят";
- "Не отправлен";
- "Обмен завершен";
- "К переотправке";
- "Отправлено" – записи за указанный период с любыми актуальными статусами, кроме "Не отправлен".

Если форма открыта из АРМ администратора ЦОД – на форме отображаются все заявки региона. Если форма открыта из АРМ лаборанта, отображаются только заявки лаборатории.

Записи могут быть отсортированы по следующим полям:

- "Направившая МО";
- "Номер направления";
- "Фамилия, имя, отчество новорожденного";

- "Дата рождения новорожденного";
- "Дата создания заявки";
- "Дата и время доставки пробы в региональный МГЦ";
- "Дата и время доставки пробы в межтерриториальный МГЦ";
- "Дата выполнения исследования".

Табличная область содержит поля:

- "Идентификатор заказа";
- "Отправлен" – дата отправки;
- "Статус обмена" – при статусе "Ошибка" подсвечивается красным, при наведении отображается всплывающая подсказка с текстовым описанием ошибки. Статус "Ошибка" присваивается также в случае, когда заявка не была отправлена;
- "Статус установлен" – дата и время установки статуса;
- "Направившая МО";
- "Направление" – номер направления;
- "Заказ создан" – дата и время создания заявки;
- "Заказ выполнен" – дата и время выполнения исследования;
- "Фамилия, имя, отчество новорожденного";
- "Дата рождения новорожденного";
- "Серия и номер МСР";
- "ФИО матери/законного представителя";
- "Контактный телефон матери/законного представителя";
- "Код исследования";
- "Исследование" – список выполненных исследований;
- "Тест-система" – использованная тест-система;
- "Результат исследования";
- "Дата создания заявки";
- "Дата и время доставки пробы в региональный МГЦ";
- "Дата и время доставки пробы в межтерриториальный МГЦ";
- "Дата выполнения исследования";
- "Комментарий".
- "Результаты тестов".

На форме доступны следующие действия:

- кнопки панели управления и доступные действия:

- "Настройки" – при нажатии отображается форма "Настройки журнала обмена с внешними системами";
- "Отправить результаты выполненных заявок" – кнопка доступна, если в журнале присутствуют записи со статусом "Не отправлен". Отправляется результат всех заявок на указанной службе с данным статусом за указанный период, либо результат всех заявок на указанной службе с данным статусом, если период не указан; отправляются все заявки на службе, у которых статус "Не отправлен". Одновременное количество результатов в пакете – 30;
- "Завершить обмен по принятым заявкам" – кнопка доступна, если в журнале присутствуют записи со статусом "Принят". При нажатии на кнопку статусы записей меняются на "Обмен завершен", для записей устанавливается признак завершенного обмена;
- "Обновить статусы" – при нажатии на кнопку обновляются статусы всех записей журнала, кроме записей со статусом "Обмен завершен" за указанный период, либо всех записей, кроме "Обмен завершен", если период не указан;
- печать данных табличной области в зависимости от выбранной вкладки (статуса). На печать выводятся только профильные исследования, имеющие необходимый атрибут;
- открытие формы заявки, выбранной в списке;
- печать списка заявок;
- пункты контекстного меню "Действия":
 - "Отправить результат" – пункт подменю меню "Действия" или контекстного меню, доступен для записей со статусом "Не отправлен". Отправляется результат выделенной записи;
 - "Завершить обмен" – пункт подменю меню "Действия" или контекстного меню, доступен для записей со статусом "Принят". При нажатии на кнопку статусы записей меняются на "Обмен завершен", для записей устанавливается признак завершенного обмена;
- кнопка управления столбцами табличной области  ("Настройка таблицы") – при нажатии отображается перечень флагов, регулирующих отображение столбцов таблицы. При установке флага столбец отображается;
- кнопки управления формой:
 -  ("Помощь") – просмотр справки;

-  ("Заккрыть").

5.2 Описание формы "Настройки журнала обмена с внешними системами"

Форма предназначена для настройки обмена с внешними системами.

Форма доступна при нажатии кнопки "Настройки" на форме "Журнал обмена с внешними системами".

Редактирование данных на форме доступно при условии наличия у пользователя группы "Администратор ЦОД". В ином случае доступен только просмотр данных.

Форма содержит поля:

- группировочное поле с наименованием внешней системы;
- "Адрес" – адрес обращения, доступно для редактирования;
- "Идентификатор" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. Вводится значение, которое выдается контактным лицом со стороны ЦНИИ по запросу. Значение необходимо для получения токена;
- "Токен" – доступно для редактирования.

Введенные значения сохраняются автоматически при нажатии на свободной области формы или при установке курсора мыши в другое поле.

Настройки журнала обмена с внешними системами		
Адрес	Идентификатор	Токен
▼ Группа Обмен по НС и РНС 1 шт.		
▼ Группа РПГУ (RabbitMQ) 1 шт.		
▼ Группа СофтТраст (FHIR) 1 шт.		
▼ Группа ФБУН ЦНИИЭ 1 шт.		
https://resulttest.crie.ru/api/v2	999999	LO4AF7FC-279C-8DEB-4444-1E32B46C0BED

Доступные действия:

- "Помощь";
- "Заккрыть".